



KARLSRUHER GLASTECHNISCHES WERK Schieder GmbH

Germany

Gablonzer Straße 6
D - 76185 Karlsruhe
Telefon 0049 721 95897-0
Telefax 0049 721 95897-77
info@kgw-isotherm.de
www.kgw-isotherm.de(com)

Eine über 70 jährige Erfahrung bei der Herstellung von Gefäßen und Systemen zur Lagerung und zum Transport von flüssigen Gasen, der Temperierung und Isolierung von Laborgeräten aus Glas und Metall ermöglichen es KGW- ISOTHERM Produkte für die Forschung und Technik in hoher Qualität herzustellen und zu vertreiben. Die regelmäßig überprüfte Qualität, der in der Herstellung verwendeten Materialien und eine kontinuierliche Qualitätsprüfung während der Herstellung von KGW - ISOTHERM Produkten, haben ein großes Vertrauen zwischen Anwender und Hersteller geschaffen. Moderne Methoden in der Entwicklung (CAD) und der Herstellung von Produkten, sowie ein angewandtes zertifiziertes Qualitäts-Management haben das Vertrauen in KGW-ISOTHERM Produkte verstärkt. Außer der umfangreichen Angebotspalette, der im Katalog vorhandenen Produkte, fertigt KGW - ISOTHERM kundenspezifische Geräte und Behälter in Serie und Einzelanfertigung.

An experience of more than 70 years at the manufacture of flasks and systems for storage and transport of liquid gases, tempering and insulation of laboratory devices made of glass or metal enables KGW - ISOTHERM to produce and distribute high quality products for science and industry. The periodically controlled quality of the materials used in manufacture and the quality control while production of the KGW - ISOTHERM products have been developed a high confidence between user and manufacturer. Modern methods in development (CAD) and manufacture of products such as a certified quality management have been increased the confidence in KGW- ISOTHERM products. Products other than the products described in the catalogue, KGW- ISOTHERM manufactures devices and containers according to the customers requirements in series or individual fabrication.

Une expériences de plus de 70 années avec la fabrication de vases et systèmes pour le stockage et le transport de gaz liquides, de la température et isolation d'appareillage de laboratoire de verre et de métal, le rend possible pour l'usine de KGW-ISOTHERM à fabriquer et vendre des produits de haute qualité pour la recherche et la technique. La qualité régulièrement vérifiée des matériaux utilisés dans la fabrication et une inspection de qualité continue pendant la fabrication de produits KGW-ISOTHERM ont créé une grande confiance entre l'utilisateur et producteur. Des méthodes modernes dans le développement (CAD) et la fabrication de produits, ainsi qu'un management de qualité appliquée à certification ont de plus augmenté la confiance en produits KGW-ISOTHERM. En sus de la gamme d'offre complète des produits listés au catalogue la société KGW-ISOTHERM fabrique des appareils et vases en série et hors série.

Material - Glas

Alle von KGW-ISOTHERM produzierten Glasgeräte werden aus Borosilikatglas 3.3 DIN/ISO 3585 hergestellt.

Chemische Eigenschaften

Wasserbeständigkeit:
nach DIN-ISO 719 (98 C)
Säurebeständigkeit:
nach DIN-ISO 1776
Laugenbeständigkeitsklasse
nach ISO 695-A2

Optische Eigenschaften

Spektralbereich, in dem die Absorption vernachlässigbar ist:
310 -2200nm

Physikalische Eigenschaften

linearer Ausdehnungskoeffizient:
(bei 20-300 C): 3,3 x 10-6 1/K
Dichte: 2,23 g/cm³
spez. Wärmekapazität: 910 J/kgK
Transformationstemperatur 525 C

Einsatztemperatur Dewargefäße

+150°C bis -200°C

Reinigung

Die Reinigung von KGW- ISOTHERM Laborgeräten aus Glas kann manuell im Tauchbad oder maschinell in der Laborspülmaschine durchgeführt werden. Der Fachhandel bietet Ihnen ein umfangreiches Programm an Reinigern an.

Wichtig: Glasgeräte dürfen nie mit Scheuermittel oder Scheuerschwämmen, sowie anderen Gegenständen die die Glasoberfläche beschädigen oder verletzen, gereinigt werden.

Normen und Richtlinien

Alle KGW Glasgeräte werden unter Berücksichtigung der deutschen AD - Merkblätter, der europäischen Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung" hergestellt. Sofern Normen für die Verbindungsbauteile wie Kugelschliffe oder Kegelschliffe vorhanden sind, werden diese angewendet. (z.B. DIN 12242 - 1 und DIN 12244 - 1)

Prüfungen

Jedes KGW - ISOTHERM Produkt unterliegt der Einzelprüfung und Kennzeichnung, sowie der Dokumentation aller Produktionsdaten.

Weitere Informationen siehe: www.kgw-isotherm.de/vkinfo.html
More information under: www.kgw-isotherm.com/vkinfo.html

Material - Glass

All glass devices produced by KGW- ISOTHERM are strictly made of Borosilicate glass 3.3 DIN/ISO 3585.

Chemical Characteristics

Hydrolytic resistance:
according DIN-ISO 719 (98 C)
Acid resistance
according DIN-ISO 1776
Alkaline resistance class
according ISO 695-A2

Optical Characteristics

Spectral region, where the absorption is negligible low:
310 - 2200 nm

Physical Characteristics

linear expansion factor:
(at 20-300 C): 3,3 x 10-6 1/K
Density: 2,23 g/cm³
specific thermal capacity: 910J/kgK
Transformation temperature 525 C

Surrounding temperature Dewar vessels

+150°C to -200°C

Cleaning

The cleaning of KGW - ISOTHERM laboratory glass devices can be realised manual or in a laboratory dish washer. The commerce offers a large program of purifiers.

Important: Do not clean glass devices with scouring powders or scouring swabs such as other devices that could damage or hurt the glass surface.

Standards and Regulations

All glass devices are manufactured according the German "AD-Merkblätter", the EU Pressure Equipment Directive 97/23/EG, and the DIN EN ISO 16496 "Devices with vacuum insulation". If there are standards for joint components like spherical ground joints or conical ground joints, KGW- ISOTHERM take them to account. (e.g. DIN 12242-1 and DIN 12244-1)

Quality Control

Each KGW - ISOTHERM product is defeated by an individual quality control and designation such as documentation of all production data.

Matériaux - verre

Tous les appareils de verre produits de KGW-ISOTHERM sont exclusivement fabriqués de verre de borosilicate 3.3 DIN/ISO 3585.

Propriétés Chimique

Résistance hydrolytique:
selon DIN-ISO 719 (98 C)
Résistance aux acides
selon DIN-ISO 1776
Classe de résistance aux liquides
selon ISO 695-A2

Propriétés optiques

domaine spectral, dans lequel l'absorption est négligeable peu: environ 310 à 2200 nm

Propriétés physiques

coefficient linéaire:
(20-300 C) 3,3 x 10-6 1/K
densité: 2,23 g/cm³
capacité calorique: 910 J/kgK
température de transformation 525 C

Température ambiante Dewar récipients

+150°C et -200°C

Nettoyage

Le nettoyage des appareils de laboratoire de verre KGW-ISOTHERM peut être effectué manuellement dans l'immersion ou mécaniquement dans la machine à rincer de laboratoire. Le commerce spécialisé offre un programme compréhensif de produits à nettoyer.

Important: Des appareils de verre ne doivent jamais être nettoyés avec des produits à écurer ou des serpillières et d'autres objets, qui lèsent la surface.

Standards et Directives

Tous les appareils de verre sont produits tenant en considération le décret des réservoirs sous allemand «AD-Merkblätter», EU réservoirs sous pression européen décret 97/23/EG et du standard DIN EN ISO 16496 «Appareils avec isolation à vide». En cas qu'il y a des standards pour les composants de raccord comme des assemblages sphériques rodés ou des assemblages coniques rodés, ceux-ci sont appliqués (p.e.DIN 12242-1 et 12244-1)

Epreuves

Chaque produit KGW-ISOTHERM est soumis à une épreuve individuelle et à un marquage ainsi qu'à la documentation de toutes les données de production.

05/2022



Inhalt



Content



Table des matières

6		Dewargefäße zylindrisch, Typ 00 bis S22, (0,1 - 8 L) Dewar flasks cylindrical, Type 00 to S22, (0,1 - 8 L) Récipients Dewar cylindrique, Types 00 - S22, (0,1 - 8 L)	20		Dewar-Transportgefäße mit Deckel, Typ 26 bis 29, (1 - 4 L) Dewar-carrying flasks with lid, Type 26 to 29, (1 - 4 L) Récipients Dewar de transport, Types 26 - 29, (1 - 4 L)	46		Kühlfallen lange Version (Typ KFL 29) Cold traps long version (type: KFL 29) Pièges à froid version longue (Types: KFL 29)	72		Flüssig-Stickstoffbehälter aus Edelstahl Typ JUNO, (30 L) Liquid nitrogen container out of Stainless Steel Type JUNO, (30 L) éciplents pour LN2 d'acier fin, Type JUNO, (30 L)
8		Ersatzgläser für Dewargefäße zylindrisch Glass refill for Dewar flasks cylindrical Récipients Dewar de replacement	22		Dewar Transport Gefäße für biolog. Proben Dewar carrying flasks for biological samples Récipient de transport Dewars pour échantillons biologiques	48		Kühlfallen mit Vakuumflanschen Cold trap with vacuum flange Piège à froid avec bride à vide	74		Flüssig-Stickstoffbehälter zylindrisch Edelstahl Typ DSS-D, (5 - 570 L) Liquid nitrogen container, cylindrical, Stainless Steel Type DSS-D, (5 - 570 L) Récipients pour LN2,cylindrique, d'acier fin
10		Dewargefäße mit Normgewinde Dewar flasks with screw flange Récipients Dewar avec filet	24		Große Dewargefäße, Typ 30/4 bis 34, (4-28 L) Large Dewar flasks, Type 30/4 to 34, (4 - 28 L) Récipients Dewar grands, Types 30/4 - 34, (4 - 28 L)	50		Kühlfallen zweiteilig Cold trap, two sections Piège à froid	76		Flüssig-Stickstoffbehälter Aluminium, Typ ALU, (12 - 99 L) Liquid nitrogen container aluminium, Type ALU, (12 - 99 L) Récipients pour LN2 d'aluminium, Type ALU, (12 - 99 L)
12		Dewargefäße mit Flansch Dewar flasks with flange Récipients Dewar avec bride	26		Große Dewar Isoliergefäße in Kastenform, Typ 131-134, (10-28 L) Large insulating Dewar flasks boxed shaped Type 131-134, (10-28 L) Récipients Dewar isolants grande en forme de boîte Types 131-134, (10-28 L)	51		Kühlfallen in Sondergrößen Cold traps in special sizes Pièges à froid dans des tailles spéciales	78		LN2 Lagerbehälter aus Aluminium, Typ ALU-DMT, (12,5-35L) LN2 storage cont. made of alu, Type ALU-DMT, (12,5-35L) Récipients pour LN2 en alu, Type ALU-DMT, (12,5-35L)
14		Dewargefäße mit flachem Boden Dewar flasks with flat bottom Récipients Dewar avec fond plat	28		Groß-Isolierbox, (50 - 420 L) Large insulation box, (50 - 420 L) boîte d'isolation grands, (50-420 L)	52		Kühlfalle Typ KF 54 V Cold traps out of stainless steel Pièges à froids en acier inoxydable	80		Flüssig-Stickstoffbehälter Aluminium ,Typ BIO, (3-40 L) Liquid nitrogen container Aluminium, Type BIO, (3 - 40 L) Récipients pour LN2 d'aluminium, Type BIO, (3 - 40 L)
16		Dewargefäße in Schalenform Dewar flasks dish-shaped Récipients Dewar en forme de coupelles	30		Dewargefäße in Kugelform, Typ 21 bis 24, (1 - 10 L) Spherical Dewar flasks, Type 21 to 24, (1 - 10 L) Récipients Dewar sphérique, Types 21 - 24, (1 - 10 L)	54		Hochleistungskühlfalle aus V2A „groß“ High performance cold trap „large“ Piège à froids haute performance en V2a grande taille	82		Flüssig-Stickstoffbehälter Aluminium Typ Arpege, (40-170 L) Liquid nitrogen container Aluminium Type Arpege, (40-170 L) Récipients pour LN2 d'aluminium Type Arpege, (40-170 L)
18		Dewargefäße für Magnetrührer Dewar flasks for magnetic stirrer Récipient Dewar pour agitateur magnét	32		Temperierbecher aus Glas Tempering beakers in glass Bécher de températion de verre	56		Chemiepumpstände Chemistry pump devices Etats d' pompes de chimie	84		Flüssig-Stickstoffbehälter Aluminium Typ Voyageur, (1,75 -12 L) Liquid nitrogen container Aluminium Type Voyageur, (1,75-12 L) Récipients pour LN2 d'aluminium Type Voyageur, (1,75-12 L)
19		Temperierbecher für Magnetrührwerk Tempering beakers for magnetic stirrer Bécher thermostable pour agitateur magnétique	32		Temperierbecher aus Edelstahl Tempering beakers in stainless steel Bécher de températion d'acier fin	57		Chemiepumpstand GP3 mit einer Kühlaffe und Pumpgabel mit Belüftung Chemistry pump device GP3 with cold trap and pump fork with aeration Unité chimique de pompage GP3 avec un piège de refroidissement et une fourchette de pompage avec ventilation	86		Kaltgas Systeme +120°C bis -180°C Kaltgas systems +120°C to -180°C Kaltgas système +120°C de -180°C
40		Kühlfalle (Typ: GKF) Cold trap (Type: GKF) Piège cryogénique (Type: GKF)	42		Kühlfinger Cold trap Doigt réfrigé	58		Pumpgabeln / Schlenklines Pump forks / Schlenklines Fourchette de pompage avec ventilation	88		Kaltgas Tieftemperatursystem Typ TG-LKF-H Kaltgas / cooling systems Type TG-LKF-H Kaltgas Système pour gaz froid typ TG-LKF-H
44		Kühlfallen kurze Version (Typ KF 29) Cold traps short version (type: KF 29) Pièges à froid version courte (Types: KF 29)	44		Kühlfallen kurze Version (Typ KF 29) Cold traps short version (type: KF 29) Pièges à froid version courte (Types: KF 29)	60		Niveauregulierungssysteme für flüssige Stickstoff Level control systems for liquid nitrogen Systèmes de contrôle de niveau pour l'azote liquide	90		Reaktionsgefäße, (0,25 - 30 L) Reaction vessels, (0,25 - 30 L) Récipients de réaction, (0,25 - 30 L)
46		Kühlfallen lange Version (Typ KFL 29) Cold traps long version (type: KFL 29) Pièges à froid version longue (Types: KFL 29)	62		Niveauregulierungssysteme bei Kühlfallenanwendungen Level control systems for cold trap applications Syst. de contrôle de niveau pour utilisation de piège à froid	107		Zubehör für Reaktionsgefäße Accessories for reaction vessels Accessoires pour récipients de réaction			
70		Flüssig-Stickstoffbehälter aus Edelstahl Typ APOLLO, (50 - 350 L) Liquid nitrogen container out of Stainless Steel Type APOLLO, (50 - 350 L) éciplents pour LN2 d'acier fin, Type APOLLO, (50 -350 L)	64		Niveauregelgeräte für flüssigen Stickstoff Level controllers for liquid nitrogen Des dispositifs de contrôle de niveau pour LN2	116		Komplette Reaktionsgefäßaufbauten mit Gestell und Zubehör Reaction vessel assemblies with frame and accessories Récipient de réaction complètes avec porteur et des accessoires			
72		Flüssig-Stickstoffbehälter aus Edelstahl Typ JUNO, (30 L) Liquid nitrogen container out of Stainless Steel Type JUNO, (30 L) éciplents pour LN2 d'acier fin, Type JUNO, (30 L)	68		Sonderausführungen Additional options Équipement spécial	120		Kolonnen Columns Colonnes			

Dewargefäße zylindrisch
Dewar flasks cylindrical
Récipients Dewar cylindrique



Typ C / Type C



Typ G-C / Type G-C

Typ 00 - S 22

Dewargefäße zylindrisch / Dewar flasks cylindrical / Récipients Dewar cylindrique

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ Type Types	max.Inhalt max.Content Capacité max. ca. [ml]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht Weight poids ca. [kg]	Standzeit LN2 Holding time LN2 Durabilité LN2 ca. [h]	Verdampfungsrate LN2 Evaporation rate LN2 Taux d' évaporation LN2 ca. [L / d]
00 C	100	40	56	68	90	140	0,2	7	0,3
0 C	200	40	56	68	170	220	0,3	21	0,2
1 C	300	47	60	72	190	250	0,3	31	0,2
2 C	450	47	60	72	270	325	0,5	46	0,25
3 C	500	57	70	82	210	265	0,5	30	0,35
4 C	750	57	70	82	310	375	0,8	59	0,3
5 C	1250	57	70	82	500	555	1,3	118	0,25
6 C	800	67	80	93	240	300	0,6	54	0,35
7 C	1200	67	80	93	350	400	0,8	98	0,3
8 C	1700	67	80	93	500	560	1,1	136	0,3
9 C	1000	77	95	108	235	295	0,7	60	0,35
10 C	1500	77	95	108	345	400	1,1	80	0,4
11 C	2100	77	95	108	500	555	1,8	130	0,4
12 C	1500	90	115	127	245	305	1,1	53	0,5
13 C	2000	90	115	127	340	395	1,4	90	0,5
14 C	3200	90	115	127	600	665	2,5	193	0,45
15 C	1500	100	120	132	240	295	1,2	49	0,7
16 C	2000	100	120	132	290	350	1,4	77	0,6
17 C	4000	100	120	132	600	660	2,9	156	0,65
18 C	2500	110	130	142	290	350	1,7	74	0,7
19 C	5000	110	130	142	600	655	3,2	207	0,6
20 C	3000	138	160	172	230	285	1,4	55	1,2
S 21 C	4000	138	160	172	310	365	2,4	92	1,0
S 22 C	8000	138	160	172	600	655	4,6	220	0,9

LN2 - Verdampfungsrate gemessen mit Stopfen / LN2 – evaporation rate measured with plug
L/d = Liter pro Tag / L/d = litre per day

Anwendung

- vielfältige Anwendung im Labor
- Kühlung kleiner Proben
- Lagerung:
 - flüssig Stickstoff (LN2)
 - Trockeneis (CO₂)
 - andere Kühlmedien
- Anwendung als Isolierbehälter

Vorteile

- hohe Isolierfähigkeit
- einfache Handhabung
- aus Borosilicatglas 3.3
- lieferbar:
 - voll versilbert (Standard)
 - versilbert mit Sichtstreifen
 - verkürzt

Ausführungen

- C: blau beschichtete Metall-Hülle
G-C: blau beschichtete Metall-Hülle mit seitlichem Griff

Application

- flexible applications in laboratory
- cooling of small samples
- storage:
 - liquid nitrogen (LN2)
 - dry ice (CO₂)
 - other coolants
- as insulating flask

Advantages

- high insulating ability
- easy handling
- made of Borosilicate glass 3.3
- deliverable:
 - fully silvered (standard)
 - silvered with viewing stripes
 - shortened

Versions

- C: blue coated metall cover
G-C: blue coated metall cover with side grip

Application

- Application multiples dans le laboratoire
- Réfrigération des petits échantillons
- Stockage:
 - azote liquide (LN2)
 - acide carbonique solide (CO₂)
 - d'autres agents refroidisseurs
- Application comme récipient isolant

Avantages


- Haute capacité isolante
- Maniement simple
- De verre de borosilicate 3.3
- Livrable:
 - complètement argenté (standard)
 - argenté avec des rubans visuels
 - raccourci

Versions

- C: enveloppe de métal enduite bleue
G-C: enveloppe de métal enduite bleue, avec poignée latérale

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence
00 C	1021	G 0 C	1061
0 C	1022	G 1 C	1062
1 C	1023	G 2 C	1063
2 C	1024	G 3 C	1064
3 C	1025	G 4 C	1065
4 C	1026	G 6 C	1066
5 C	1027	G 7 C	1067
6 C	1028	G 9 C	1068
7 C	1029	G 10 C	1069
8 C	10210	G 12 C	10610
9 C	10211	G 13 C	10611
10 C	10212	G 14 C	10612
11 C	10213	G 15 C	10613
12 C	10214	G 16 C	10614
13 C	10215	G 17 C	10615
14 C	10216	G 18 C	10616
15 C	10217	G 19 C	10617
16 C	10218	G 20 C	
17 C	10219	GS 21 C	
18 C	10220	GS 22 C	
19 C	10221		
20 C	10222		
S 21 C	10223		
S 22 C	10224		

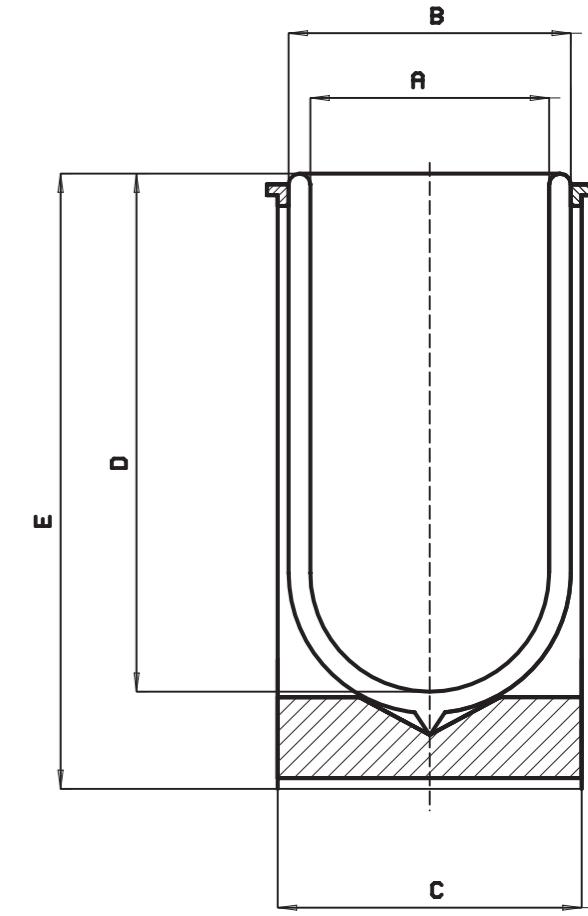

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Ersatzgläser für Dewargefäße zylindrisch
Glass Refills for Dewar flasks cylindrical
Verres de remplacement pour récipient Dewar cylindrique

Typ 00 - S 22



Typ A / Type A



Stopfen / Plug

Anwendung

- Ersatzglas für Dewargefäß zylindrisch, siehe Seite 6-7

Vorteile

- hohe Isolierfähigkeit
- einfache Handhabung
- aus Borosilicatglas 3.3
- lieferbar:
- voll versilbert (Standard)
- unversilbert
- versilbert mit Sichtstreifen
- verkürzt

Ausführungen

- A: Ersatzglas (ohne Umhüllung)

Zubehör

- lose aufliegender Isolierstopfen

Application

- glass refill for Dewar flasks cylindrical, see page 6-7

Advantages

- high insulating ability
- easy handling
- made of Borosilicatglass 3.3
- deliverable:
- fully silvered (standard)
- not silvered
- silvered with viewing stripes
- shortened

Versions

- A: glass refill (without cover)

Accessories

- loose lied insulation plug

Application

- Verres de remplacement pour récipient Dewar cylindrique, voir page 6-7

Avantages

- Haute capacité isolante
- Maniement simple
- De verre borosilicate 3.3
- Livrable:
- complètement argenté (standard)
- non argenté
- argenté avec des rubans visuels
- raccourci

Versions

- A: verre de remplacement (sans enveloppe)

Accessoire

- Bouchon isolante resonte amovible



Ersatzgläser für Dewargefäße zylindrisch / Glass Refills for Dewar flasks cylindrical / Récipients Dewar de replacement

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ Type Types	max. Inhalt max. Content Capacité max.	A mm	B mm	D mm
ca. [ml]				
00 A	100	40	56	90
0 A	200	40	56	170
1 A	300	47	60	190
2 A	450	47	60	270
3 A	500	57	70	210
4 A	750	57	70	310
5 A	1250	57	70	500
6 A	800	67	80	240
7 A	1200	67	80	350
8 A	1700	67	80	500
9 A	1000	77	95	235
10 A	1500	77	95	345
11 A	2100	77	95	500
12 A	1500	90	115	245
13 A	2000	90	115	340
14 A	3200	90	115	600
15 A	1500	100	120	240
16 A	2000	100	120	290
17 A	4000	100	120	600
18 A	2500	110	130	290
19 A	5000	110	130	600
20 A	3000	138	160	230
S 21 A	4000	138	160	310
S 22 A	8000	138	160	600

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Stopfen für Typ Plug for type Bouchon pour les type	Artikel Nr. Article No. Référence
00 A	1011	00	1721
0 A	1012	0	1722
1 A	1013	1	1723
2 A	1014	2	1724
3 A	1015	3	1725
4 A	1016	4	1726
5 A	1017	5	1727
6 A	1018	6	1728
7 A	1019	7	1729
8 A	10110	8	17210
9 A	10111	9	17211
10 A	10112	10	17212
11 A	10113	11	17213
12 A	10114	12	17214
13 A	10115	13	17215
14 A	10116	14	17216
15 A	10117	15	17217
16 A	10118	16	17218
17 A	10119	17	17219
18 A	10120	18	17220
19 A	10121	19	17221
20 A	10122	20	17222
S 21 A	10123	S 21	17223
S 22 A	10124	S 22	17224

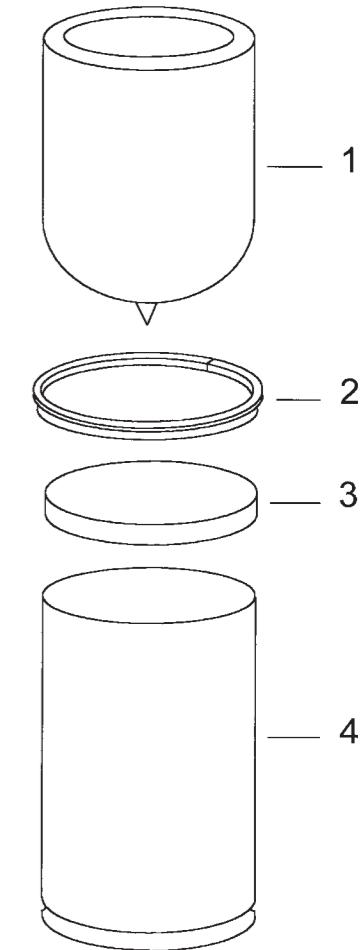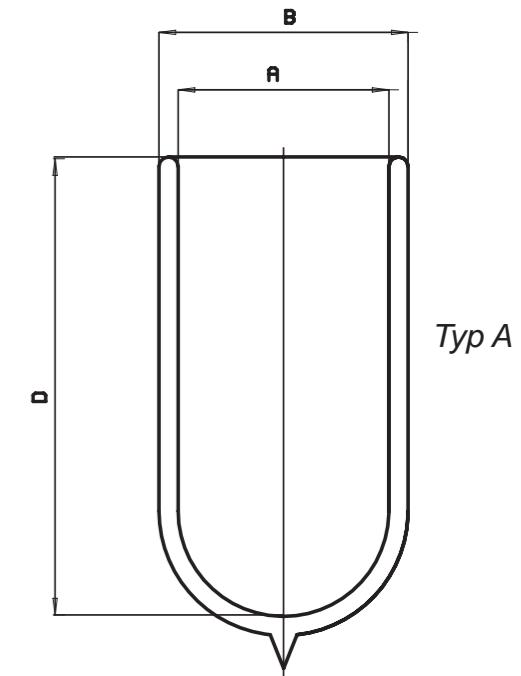

1. Dewar / Dewar flask / Typ A
 2. Montage-Gummi / mounting rubber
 3. Schaumstoff-Puffer / cellular-buffer
 4. Umhüllung / cover

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Dewargefäße mit Normgewinde
Dewar flasks with screw flange
Récepteurs Dewar avec filet



Typ GEW II C / Type GEW II C

Lieferumfang ohne Deckel / Delivery without lid

Anwendung

- verschließbare Dewargefäße
- auslaufgeschützte Isolierbehälter
- bei Verwendung gasender Kühlmittel auf max. Druck von 0,1 bar achten !

Vorteile

- mit Normgewinde GL32 oder GL45
- einfache Handhabung
- aus Borosilicatglas 3.3
- lieferbar:
- voll versilbert (Standard)
- unversilbert
- versilbert mit Sichtstreifen
- verkürzt

Ausführungen

C: blau beschichtete Metall-Hülle
A: Ersatzglas (ohne Umhüllung)



Typ GEW II A / Type GEW II A

Typ GEW


Dewargefäße mit Normgewinde
Dewar flasks with screw flange
Récepteurs Dewar avec filet

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ	max. Inhalt	A	B	C	D	E	F	Gewicht	Gewinde
Type	max. Content							Weight	screw flange
Types	Capacité max.							poids	filet
	ca. [ml]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ca. [kg]	
GEW 00 I	100	40	56	68	90	140	190	0,2	GL 32
GEW 0 I	200	40	56	68	170	220	270	0,3	GL 32
GEW 1 I	300	47	60	72	190	250	295	0,3	GL 32
GEW 2 I	450	47	60	72	270	325	365	0,5	GL 32
GEW 00 II	100	40	56	68	90	140	185	0,2	GL 45
GEW 0 II	200	40	56	68	170	220	265	0,3	GL 45
GEW 1 II	300	47	60	72	190	250	295	0,3	GL 45
GEW 3 II	500	57	70	82	210	265	320	0,5	GL 45
GEW 4 II	750	57	70	82	310	375	430	1,0	GL 45
GEW 6 II	800	67	80	93	240	300	355	0,6	GL 45
GEW 7 II	1200	67	80	93	350	400	455	0,9	GL 45

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ	Artikel Nr.	Ersatzglas	Artikel Nr.
Type	Article No.	Glass Refill	Article No.
Types	Référence	Récipient replacement	Référence
GEW 00 I C	1091	GEW 00 I A	1081
GEW 0 I C	1092	GEW 0 I A	1082
GEW 1 I C	1093	GEW 1 I A	1083
GEW 2 I C	1094	GEW 2 I A	1084
GEW 00 II C	1095	GEW 00 II A	1085
GEW 0 II C	1096	GEW 0 II A	1086
GEW 1 II C	1097	GEW 1 II A	1087
GEW 3 II C	1098	GEW 3 II A	1088
GEW 4 II C	1099	GEW 4 II A	1089
GEW 6 II C	10910	GEW 6 II A	10810
GEW 7 II C	10911	GEW 7 II A	10811

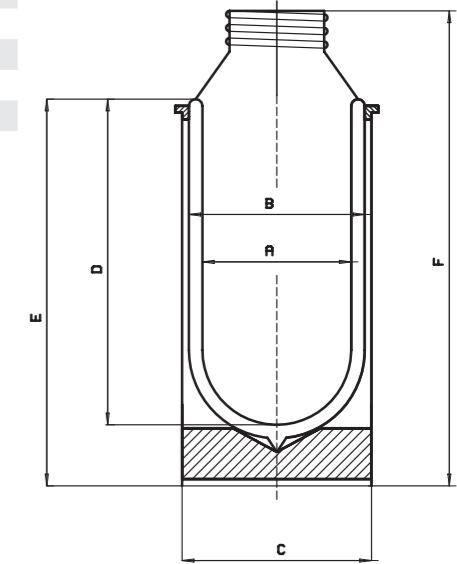

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite



Dewargefäße mit Flansch
Dewar flasks with flange
Récepteurs Dewar avec bride



Typ NF-C / Type NF-C

Anwendung

- in Anlagen, Apparaten in denen ein gasdichter Verschluss erforderlich ist
- Anwendung als Isolierbehälter
- bei Verwendung gasender Kühlmittel auf max. Druck von 0,1 bar achten !

Vorteile

- Typenreihe NF: mit Schottflansch
- Typenreihe F: mit Planflansch
- einfache Handhabung
- aus Borosilicatglas 3.3
- lieferbar:
 - voll versilbert (Standard)
 - versilbert mit Sichtstreifen
 - verkürzt

Ausführungen

C: blau beschichtete Metall-Hülle
 A: Ersatzglas (ohne Umhüllung)



Typ F-C / Type F-C

Application

- in plants where a gas-tight joint is required
- suitable as insulating flask
- if using gassing coolants, take care of the max. over pressure of 0,1 bar !

Advantages

- type series NF:
incl. Schott flange
- type series F:
incl. face flange
- easy handling
- made of Borosilicatglass 3.3
- deliverable:
- fully silvered (standard)
- silvered with viewing stripes
- shortened

Application

- Dans des installations, des appareils, dans lesquels une fermeture étanche aux gaz est requise
- Application comme récipient isolant
- Lors d'applications d'agents réfrigérants à dégagement gazeux il faut faire attention à une pression max. 0,1 bar !

Avantages

- typesNF:
avec bride de cloison étanche
- types F:
avec bride plane
- Maniement simple
- De verre borosilicate 3.3
- Livrable:
- complètement argenté (standard)
- argenté avec des rubans visuels
- raccourci

Versions


C: blue-coated metal cover
 A: glass refill (without cover)

Typ NF, F


Dewargefäße mit Flansch
Dewar flasks with flange
Récepteurs Dewar avec bride

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ	max. Inhalt	A	B	C	D	E	Gewicht	Schott-flansch
Type	max. Content						Weight	Schott flange
Types	Capacité max.						poids	Schott bride
	ca. [ml]	mm	mm	mm	mm	mm	ca. [kg]	
NF 7 C	1200	67	80	93	350	400	1,0	NW 60
NF 8 C	1700	67	80	93	500	560	1,3	NW 60
NF 11 C	2100	77	95	108	500	555	2,0	NW 60
NF 14 C	3300	90	115	127	600	665	2,9	NW 100
NF 17 C	4100	100	120	132	600	660	3,3	NW 100
NF 19 C	5100	110	130	142	600	655	3,6	NW 100
NF S22 C	8100	138	160	172	600	655	5,3	NW 150
F 0 C	200	40	56	68	170	220	0,3	
F 1 C	300	47	60	72	190	250	0,3	
F 3 C	500	57	70	82	210	265	0,5	
F 6 C	800	67	80	93	240	300	0,6	
F 7 C	1200	67	80	93	350	400	0,8	
F 9 C	1000	77	95	108	235	295	0,7	
F 10 C	1500	77	95	108	345	400	1,1	
F 12 C	1500	90	115	127	245	305	1,1	
F 13 C	2000	90	115	127	340	395	1,4	
F 15 C	1500	100	120	132	240	295	1,2	
F 16 C	2000	100	120	132	290	350	1,4	
F 18 C	2500	110	130	142	290	350	1,7	
F 19 C	5000	110	130	142	600	655	3,2	
F S21 C	4000	138	160	172	310	365	2,4	
F S22 C	8000	138	160	172	600	655	4,6	

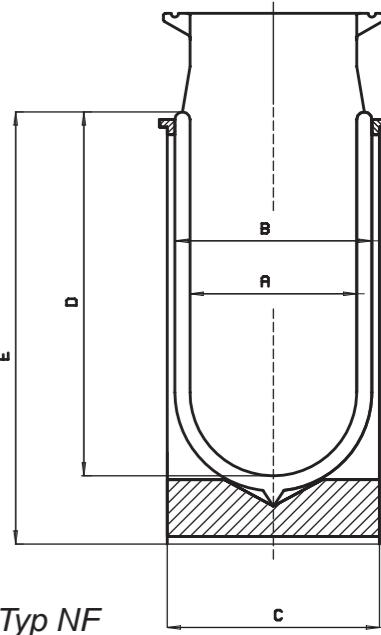

Typ NF

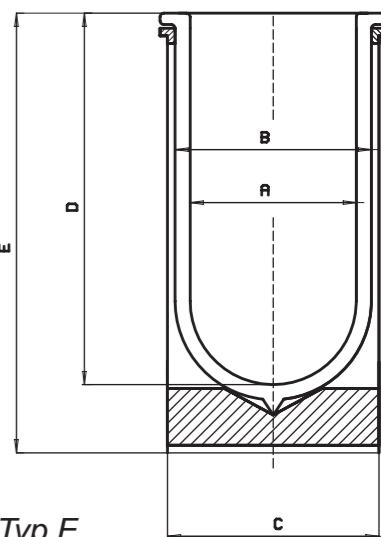

Typ F

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ	Artikel Nr.	Ersatzglas	Artikel Nr.
Type	Article No.	Glass Refill	Article No.
Types	Référence	Récipient replacement	Référence
NF 7 C	11411	NF 7 A	1141
NF 8 C	11412	NF 8 A	1142
NF 11 C	11413	NF 11 A	1143
NF 14 C	11414	NF 14 A	1144
NF 17 C	11415	NF 17 A	1145
NF 19 C	11416	NF 19 A	1146
NF S22 C	11417	NF S22 A	1147

Typ	Artikel Nr.	Ersatzglas	Artikel Nr.
Type	Article No.	Glass Refill	Article No.
Types	Référence	Récipient replacement	Référence
F 0 C	1121	F 0 A	1111
F 1 C	1122	F 1 A	1112
F 3 C	1123	F 3 A	1113
F 6 C	1124	F 6 A	1114
F 7 C	1125	F 7 A	1115
F 9 C	1126	F 9 A	1116
F 10 C	1127	F 10 A	1117
F 12 C	1128	F 12 A	1118
F 13 C	1129	F 13 A	1119
F 15 C	11210	F 15 A	1110
F 16 C	11211	F 16 A	1111
F 18 C	11212	F 18 A	1112
F 19 C	11213	F 19 A	1113
F S21 C	11214	F S21 A	1114
F S22 C	11215	F S22 A	1115

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Dewargefäße mit flachem Boden
Dewar flasks with flat bottom
Récepteurs Dewar avec fond plat



Typ FB-CAL / Type FB-CAL

Anwendung

- Anwendung auf Magnetrührern
- vielfältige Anwendung im Labor
- Kühlung kleiner Proben
- Lagerung:
 - flüssig Stickstoff (LN2)
 - Trockeneis (CO_2)
 - andere Kühlmedien
- Anwendung als Isolierbehälter

Vorteile

- niedrige Verdampfungsrate
- einfache Handhabung
- Aluminium-Hülle:
 - antimagnetisch
 - nicht rostend
- aus Borosilikatglas 3.3
- lieferbar:
 - voll versilbert (Standard)
 - versilbert mit Sichtstreifen
 - verkürzt

Ausführungen

CAL: Struktur - Aluminium - Umhüllung

Zubehör

- lose aufliegender Isolierstopfen



Typ FB-CAL mit Sichtstreifen
Type FB-CAL with viewing stripes

Application

- suitable on magnetic stirrer
- flexible applications in laboratory
- cooling of small samples
- storage:
 - liquid nitrogen (LN2)
 - dry ice (CO_2)
 - other coolants
- suitable as insulating flask

Advantages

- low evaporation rate
- easy handling
- aluminium cover:
 - antimagnetic
 - stainless
- made of Borosilicateglass 3.3
- deliverable:
 - fully silvered (standard)
 - silvered with viewing stripes
 - shortened

Versions

CAL: structured aluminium cover

Accessories

- loose lied insulating plug

Typ FB

Dewargefäße mit flachem Boden
Dewar flasks with flat bottom
Récepteurs Dewar avec fond plat


Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ Type Types	max. Inhalt max. Content Capacité max. ca. [ml]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht Weight poids ca. [kg]	Standzeit LN2 Holding time LN2 Durabilité LN2 ca. [h]	Verdampfungsrate LN2 Evaporation rate LN2 Taux d' évaporation LN2 ca. [L / d]
FB 0 CAL	150	37	50	62	140	172	0,3	12	0,25
FB 1 CAL	250	47	60	72	140	174	0,4	13	0,35
FB 3 CAL	450	57	70	82	185	222	0,5	28	0,35
FB 6 CAL	650	67	80	92	185	222	0,6	32	0,4
FB 9 CAL	850	77	95	108	185	222	0,9	32	0,55
FB 12 CAL	1200	90	115	128	185	225	1,2	33	0,7
FB 18 CAL	2100	107	130	142	235	274	1,8	52	0,9

C mit Kantenschutz + 6mm / with edge protection + 6mm / avec protection des bords + 6mm
 LN2 – Verdampfungsrate gemessen mit Stopfen / LN2 – evaporation rate measured with plug
 L/d = Liter pro Tag / L/d = litre per day

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Stopfen für Typ Plug for type Bouchon pour type	Artikel Nr. Article No. Référence
FB 0 CAL	1151	FB 0 CAL	1651
FB 1 CAL	1152	FB 1 CAL	1652
FB 3 CAL	1153	FB 3 CAL	1653
FB 6 CAL	1154	FB 6 CAL	1654
FB 9 CAL	1155	FB 9 CAL	1655
FB 12 CAL	1156	FB 12 CAL	1656
FB 18 CAL	1157	FB 18 CAL	1657

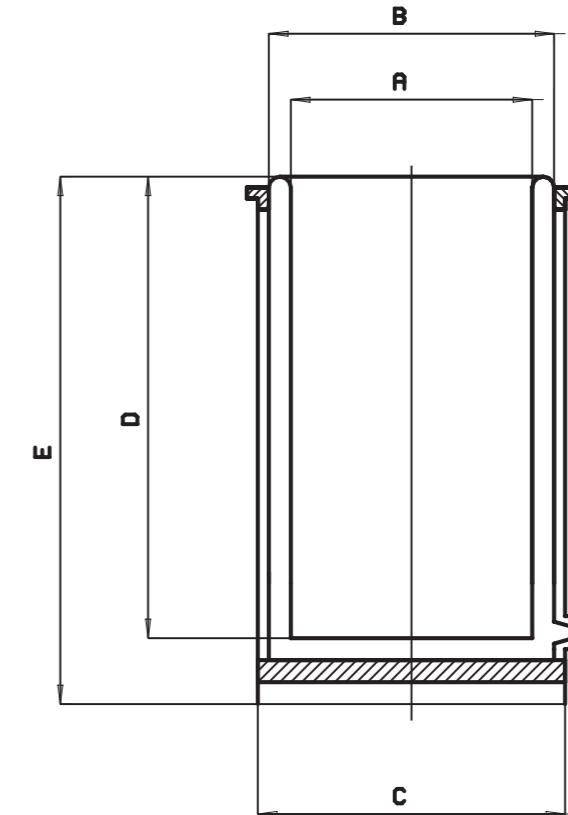

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite



Dewargefäße in Schalenform
Dish-shaped Dewar flasks
Récipient-Dewar en forme de coupelles



Typ SCH-CAL / Type SCH-CAL



Typ SCH-A / Typ SCH-A

Anwendung

- Temperierung von Rundkolben
- Kühlung kleiner Proben
- Anwendung als Wärme- oder Kältebad
- Anwendung auf Magnetrührern

Vorteile

- einfache Handhabung
- Aluminium-Hülle:
 - antimagnetisch
 - nicht rostend
- aus Borosilicatglas 3.3
- voll versilbert

Ausführungen

CAL: Struktur - Aluminium - Umhüllung
A: Ersatzglas (ohne Umhüllung)

Application

- tempering of round bottom flasks
- cooling of small samples
- suitable as a hot or cold bath
- suitable on magnetic stirrer

Advantages

- easy handling
- aluminium cover:
 - antimagnetic
 - stainless
- made of Borosilicateglass 3.3
- fully silvered

Versions

CAL: structured aluminium cover
A: glass refill (without cover)

Application

- Tempérisation de ballons ronds
- Réfrigération d'échantillons petits
- Comme bain de chaleur et de froid
- Sur des agitateurs magnétiques

Avantages

- Maniement simple
- Enveloppe d'aluminium:
 - antimagnétique
 - antirouille
- De verre borosilicate 3.3
- complètement argenté

Versions

CAL: structure - aluminium - enveloppe
A: Verre de remplacement (sans enveloppe)

Typ SCH

Dewargefäße in Schalenform
Dish-shaped Dewar flasks
Récipient-Dewar en forme de coupelles

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ	max. Inhalt	A	B	C	D	E	Gewicht	für Rundkolben	mit Inhalt
Type	max. Content						Weight	for round bottom flask	with Content
Types	Capacité max.						poids	pour ballon à fond rond	avec Capacité
	ca. [ml]	mm	mm	mm	mm	mm	ca. [kg]	Ø a. [mm]	max. [ml]
SCH 6 CAL	80	67	80	92	40	75	0,2	51	50
SCH 9 CAL	120	77	95	106	50	95	0,2	64	100
SCH 15 CAL	260	100	120	131	65	115	0,4	85	250
SCH 18 CAL	400	110	130	141	70	120	0,5	85	250
SCH 20 CAL	800	138	160	171	80	130	0,6	105	500
SCH 30 CAL	1600	170	205	219	110	145	1,5	131 / 166	1000 / 2000
SCH 31 CAL	2700	200	230	241	125	160	2,1	185	3000
SCH 33 CAL	5300	250	280	295	150	195	3,2	236	6000

C mit Kantenschutz + 6mm / with edge protection + 6mm / avec protection des bords + 6mm

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence



Typ	Artikel Nr.	Ersatzglas	Artikel Nr.	Deckel für	Material	Artikel Nr.
Type	Article No.	Glass Refill	Article No.	Lid for	Material	Article No.
Types	Référence	Récipient replacement	Référence	Couvercle de	Matériel	Référence
SCH 6 CAL	1191	SCH 6 A	1171	SCH 6 CAL	PE	1670
SCH 9 CAL	1192	SCH 9 A	1172	SCH 9 CAL	PE	1671
SCH 15 CAL	1193	SCH 15 A	1173	SCH 15 CAL	PE	1672
SCH 18 CAL	1194	SCH 18 A	1174	SCH 18 CAL	PE	1673
SCH 20 CAL	1195	SCH 20 A	1175	SCH 20 CAL	PE	1674
SCH 30 CAL	1196	SCH 30 A	1176	SCH 30 CAL	ALU / PU	1675
SCH 31 CAL	1197	SCH 31 A	1177	SCH 31 CAL	ALU / PU	1676
SCH 33 CAL	1198	SCH 33 A	1178	SCH 33 CAL	ALU / PU	1677



Deckel / Lid / Couvercle = ALU/PU



Deckel / Lid / Couvercle = PE

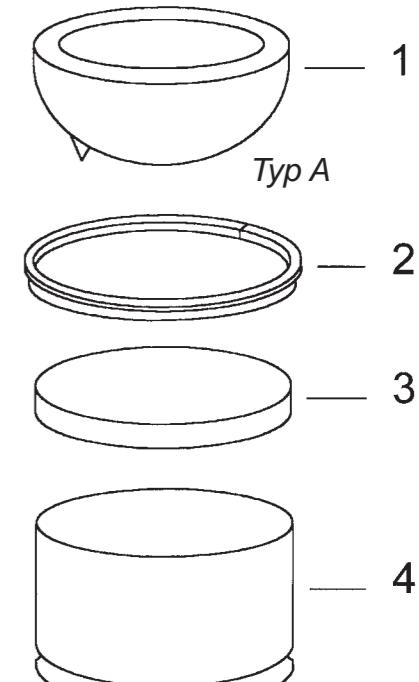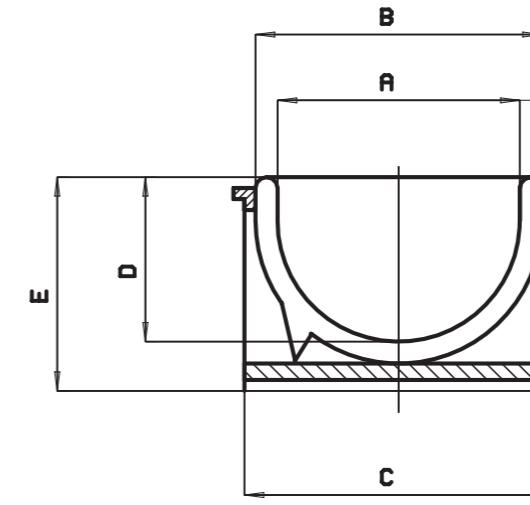

1. Dewar / Dewar flask / Typ A
2. Montage-Gummi / mounting rubber
3. Schaumstoff-Puffer / cellular-buffer
4. Umhüllung / cover

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Dewargefäße für Magnetrührwerk
Dewar flask for magnetic stirrer
Récepteurs Dewar pour agitateur magnétique



Beispiel /Example Color SQUID
*Lieferumfang ohne Magnetrührer
 Delivery without magnetic stirrer*



Typ MRD 1-E / Type MRD 1-E
*Lieferumfang ohne Magnetrührer
 Delivery without magnetic stirrer*

Anwendung
 - Vermischen von Substanzen im Bereich von -200 bis +200 °C
 - vielfältige Anwendung im Labor

Vorteile
 - isolierter Rührbehälter
 - kompakte Bauweise
 - hohe Standfestigkeit
 - kurzer Abstand zum Rührerstäbchen
 - Dewargefäß lieferbar:
 - voll versilbert (Standard)
 - versilbert mit Sichtstreifen

Technische Daten / Technical Specifications / Caractéristiques
 Dewar Typ
 für / for / pour


Art. Nr. 11624

Inhalt
 Content
 Capacité (ml) 600

Innendurchmesser
 Inside Diameter
 Diamètre intérieur (mm) 90

Innenhöhe
 Inside height
 Hauteur intérieure (mm) 125

Typ MRD-E

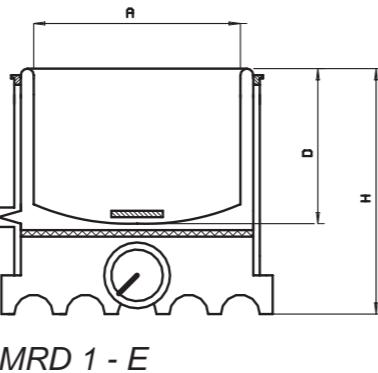

Applications
 - mixing of substances in the range of -200 to +200 °C
 - flexible use in laboratory

Advantages
 - insulated stirrer flask
 - compact design
 - good tipping stability
 - short distance to the stirring rod
 - Dewar flask deliverable:
 - Fully silvered (Standard)
 - Silvered with viewing stripes

Application
 - Mélange de substances dans le régime de -200 à +200 °C
 - Application multiple dans le laboratoire

Avantages
 - Récipient d'agitation isolé
 - Mode de construction compacte
 - Résistance statique haute
 - Distance courte à la barre de l'agitateur
 - Récipient Dewar livrable:
 - Complètement argenté (standard)
 - Argenté avec des rubans visuels

Temperierbecher für Magnetrührwerk
Tempering beakers for magnetic stirrer
Bécher thermostatable pour agitateur magnétique



Beispiel / Example MRT-E
*Lieferumfang ohne Magnetrührer
 Delivery without magnetic stirrer*



Beispiel / Example Color SQUID
*Lieferumfang ohne Magnetrührer
 Delivery without magnetic stirrer*

Anwendung
 - Vermischen von Substanzen
 - vielfältige Anwendung im Labor

Vorteile
 - kompakte Bauweise
 - hohe Standfestigkeit
 - kurzer Abstand zum Rührerstäbchen
 - Temperierbecher lieferbar:
 - voll ummantelt (Standard)
 - mit Sichtfenster

Technische Daten / Technical Specifications / Caractéristiques
 Dewar Typ
 für / for / pour

Art. Nr. 11629

Inhalt
 Content
 Capacité (ml) 600

Innendurchmesser
 Inside Diameter
 Diamètre intérieur (mm) 77


Innenhöhe
 Inside height
 Hauteur intérieure (mm) 150

Applications
 - mixing of substances
 - flexible use in laboratory

Advantages
 - compact design
 - good tipping stability
 - short distance to the stirring rod
 - tempering beakers deliverable:
 - aluminium cover (Standard)
 - silvered with viewing stripes

Application
 - Mélange de substances
 - Application multiple dans le laboratoire

Avantages
 - Mode de construction compacte
 - Résistance statique haute
 - Distance courte à la barre de l'agitateur
 - Bécher thermostatable livrable:
 - Aluminium enveloppe (standard)
 - Argenté avec des fenêtres visuelles

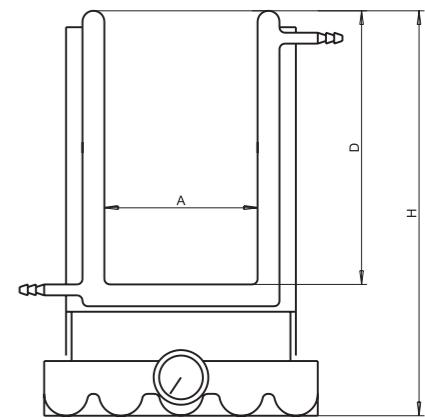

Dewar Transport Gefäße
Dewar carrying flasks
Récipients de transport Dewar

Typ 26 - 29



Typ B / Type B



Typ B-E / Type B-E

Anwendung

- Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO_2)
- vielfältige Anwendung im Labor
- Kühlung kleiner Proben
- Anwendung als Isolierbehälter
- bei Lagerung von flüssigem Stickstoff muss mittig in den Deckel ein Loch (\varnothing ca. 2 mm) gebohrt werden.

Vorteile

- robuster Aufbau
- aus Borosilicatglas 3.3
- isolierter Deckel, der von zwei Federn gehalten wird
- Tragebügel aus Aluminium

Ausführungen

B: blau beschichtete Metall-Hülle
 B-E: Umhüllung aus Edelstahl
 A: Ersatzglas (ohne Umhüllung)

Application

- storage and transport of temperature-sensitive goods e.g. dry ice (CO_2)
- flexible applications in laboratory
- cooling of small samples
- as high quality insulating flask
- when storing liquid nitrogen (LN2) a hole (\varnothing ca. 2 mm) in centre of the lid is necessary.

Advantages

- robust design
- made of Borosilicate glass 3.3
- with insulating lid held by two spring clips
- incl. handle made of aluminium

Versions

B: blue-coated metal cover
 B-E: stainless steel cover
 A: glass refill (without cover)

Application

- Stockage et transport de marchandises sensibles à la chaleur, p.e. glace sèche (CO_2)
- Application multiple dans le laboratoire
- Réfrigération des échantillons petits
- Application comme récipient isolant
- Lors du stockage d'azote liquide il faut percer un trou au milieu du couvercle (diam. environ 2 mm).

Avantages

- Structure robuste
- De verre de borosilicate 3.3
- Couvercle isolé, qui est tenu par deux ressorts
- Etrier de suspension d'aluminium

Versions

B: enveloppe de métal enduite bleue
 B-E: enveloppe d'acier fin
 A: Verre de remplacement (sans enveloppe)

Dewar-Transport-Gefäße
Dewar carrying flasks
Récipients de transport Dewar

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques



Typ	max. Inhalt	A	B	C	D	E	Gewicht	Standzeit LN2	Verdampfungsrate LN2
Type	max. Content						Weight	Holding time LN2	Evaporation rate LN2
Types	Capacité max.						poids	Durabilité LN2	Taux d'évaporation LN2
	ca. [L]	mm	mm	mm	mm	mm	ca. [kg]	ca. [h]	ca. [L/d]
26 B (26 BE)	1	100	120	132	150	215	1,5	17	1,2
27 B (27 BE)	2	138	160	172	170	245	2,3	23	1,9
28 B (28 BE)	3	138	160	172	230	305	2,8	40	1,6
29 B (29 BE)	4	138	160	172	310	385	3,3	71	1,4

C mit Kantenschutz + 6mm / with edge protection + 6mm / avec protection des bords + 6mm

L/d = Liter pro Tag / litre per day

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ	Artikel Nr.	Typ	Artikel Nr.	Ersatzglas	Artikel Nr.
Type	Article No.	Type	Article No.	Glass Refill	Article No.
Types	Référence	Types	Référence	Récipient replacement	Référence
26 B	1211	26 BE	1221	26 A	1201
27 B	1212	27 BE	1222	27 A	1202
28 B	1213	28 BE	1223	28 A	1203
29 B	1214	29 BE	1224	29 A	1204

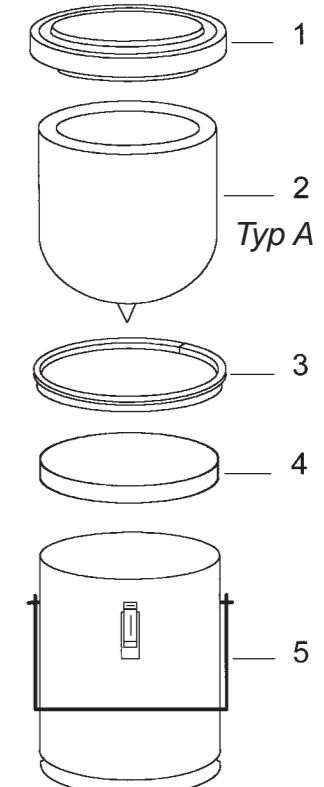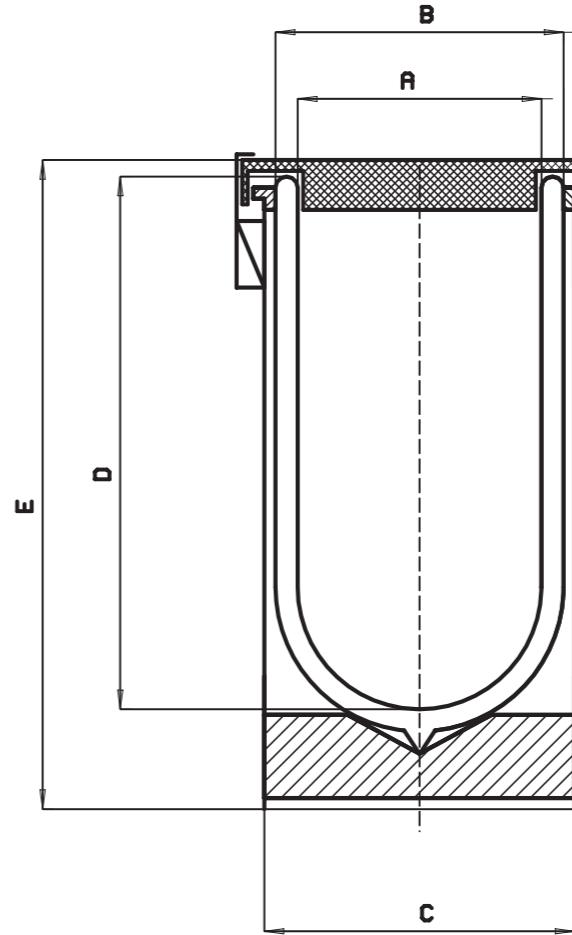

1. Deckel / lid
 2. Dewar / Dewar flask / Typ A
 3. Montage-Gummi / mounting rubber
 4. Schaumstoff-Puffer / cellular-buffer
 5. Umhüllung mit Tragegriff / cover with handle

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Dewar Transport Gefäße für biolog. Proben
Dewar carrying flasks for biological samples
Récipient de transport Dewars pour échantillons biologiques



Typ / Type 27BE-Bio-V1



Typ / Type 27BE-Bio-V2



Typ / Type 27BE-Bio-V3

Anwendungsbereiche

- Labortechnik
- Medizintechnik
- Biotechnologie
- Innerbetrieblicher Transport von pharmazeutischen oder biologischen Proben

Leistungsmerkmale

- Zuverlässig und wirtschaftlich
- Dewargefäße nach DIN EN ISO 16496
- Glasmaterial nach ISO 3585
- Nennvolumen von 2 bis 4 Liter
- Schutzumhüllung aus Edelstahl
- Zur Lagerung mit CO₂
- Druckloser Kühlmittelraum

Beschreibung der kompletten Gefäße

Ausführungen und Zubehör

- BE = Edelstahl - Schutzumhüllung
- Tragebügel = Aluminium natur
- Deckel = Polyethylen weiß
- Verschlüsse = elektropoliert
- Ampullenhalter zur direkten Kühlung
- V2A Probenröhren zur indirekten Kühlung in CO₂

Temperaturbereiche

- Glaseinsatz von -200°C bis +150°C
- Deckel Polyethylen
- Lagerung von Proben bei bis zu -77°C

Druckbereich

- Drucklos

Typ 27 - 29 BE-Bio

Dewar-Transport-Gefäße mit 2ml Ampullenhalter
Dewar carrying flasks with 2ml ampoule holder


Technische Angaben / Technical Specifications

Typ Type	Anzahl Number of	max. Inhalt max. content	A	B	C	D	E	Gewicht Weight	Standzeit LN2 ohne Ampullen- halter	Verdampfungsrate LN2 Evaporation rate LN2
									ca. [h]	
			ca. [L]	mm	mm	mm	mm	ca. [kg]	ca. [h]	ca. [L / d]
27BE-Bio-V1	8	2	138	160	178	170	245	2,3	23	1,9
28BE-Bio-V1	12	3	138	160	178	230	305	2,8	40	1,6
29BE-Bio-V1	16	4	138	160	178	310	385	3,3	71	1,4
27BE-Bio-V2	10	2	138	160	178	170	245	2,3	23	1,9
28BE-Bio-V2	15	3	138	160	178	230	305	2,8	40	1,6
29BE-Bio-V2	20	4	138	160	178	310	385	3,3	71	1,4
27BE-Bio-V3	10	2	138	160	178	170	245	2,3	23	1,9
28BE-Bio-V3	15	3	138	160	178	230	305	2,8	40	1,6
29BE-Bio-V3	20	4	138	160	178	310	385	3,3	71	1,4

Maß C und E mit Kantenschutz Dimension C and E with edge protection

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type	Artikel Nr. Articel No.	Ersatzglas Glas refill	Artikel Nr. Articel No.
27BE-Bio-V1	1222-V1	27 A	1202
28BE-Bio-V1	1223-V1	28 A	1203
29BE-Bio-V1	1224-V1	29 A	1204
27BE-Bio-V2	1222-V2		
28BE-Bio-V2	1223-V2		
29BE-Bio-V2	1224-V2		
27BE-Bio-V3	1222-V3		
28BE-Bio-V3	1223-V3		
29BE-Bio-V3	1224-V3		

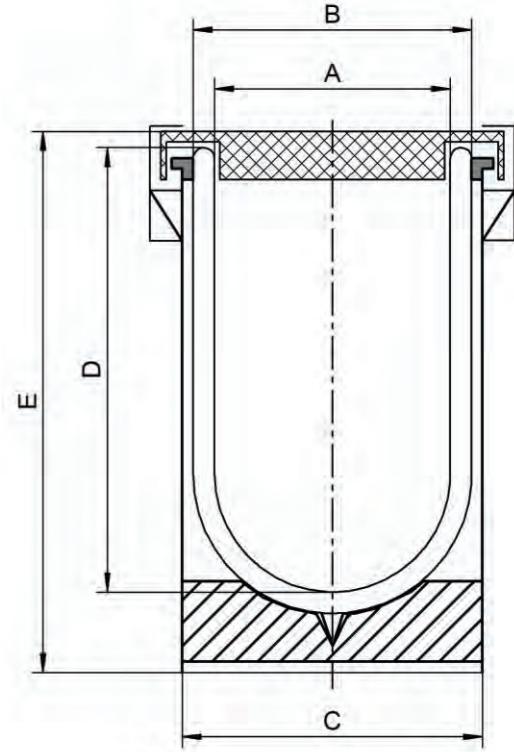

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Große Dewar Isoliergefäße
Large insulating Dewar flasks
Récipients Dewar isolants grande



Type 33-34C
Type 33-34C



Type 30/4-34C
Type 30/4-34C



Type 33-34CAL
Type 33-34CAL



Type 40-46
Type 40-46

Typ 30/4 - 35

Große Dewar Isoliergefäße
Large insulating Dewar flasks
Récipients Dewar isolants grands

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques


Typ Type Types	max. Inhalt max. Content Capacité max.	A	B	C	D	E	Gewicht Weight poids	Verdampfungsrate CO ₂ Evaporation rate CO ₂ Taux d' évaporation CO ₂
30/4 C (30/4 CAL)	4	158	183	194 (194)	250	340 (340)	5	0,45
30/7 C (30/7 CAL)	7	158	183	194 (194)	400	495 (495)	6	0,4
30 C (30 CAL)	7	200	230	238 (238)	275	365 (365)	6	0,45
31 C (31 CAL)	10	200	230	238 (238)	350	460 (460)	8	0,4
32 C (32 CAL)	14	200	230	238 (238)	500	595 (595)	9	0,4
33 C (33 CAL)	21	250	280	293 (293)	480	580 (565)	14	0,6
34 C (34 CAL)	28	250	280	293 (293)	620	725 (710)	16	0,6

C mit Kantenschutz + 10mm / with edge protection + 10mm / avec protection des bords + 10mm


CO₂ – Verdampfungsrate gemessen mit Isolierscheibe / CO₂ – evaporation rate measured with insulated disc
kg/d = Kilogramm pro Tag / kg/d = kilogram per day

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Tragebügel Handle	Zwei Griffe Two grips	Leinenbeutel inklusive Linen-bags included Sachet de toile inclusivement	Ersatzglas Glass Refill	Artikel Nr. Article No.
30 / 4 C	1248	30/4 CAL	1258	x			40	1231
30 / 7 C	1249	30/7 CAL	1259	x			41	1232
30 C	1241	30 CAL	1251	x			42	1233
31 C	1242	31 CAL	1252	x			43	1234
32 C	1243	32 CAL	1253	x			44	1235
33 C	1244	33 CAL	1254		x	x	45	1236
34 C	1245	34 CAL	1255		x	x	46	1237

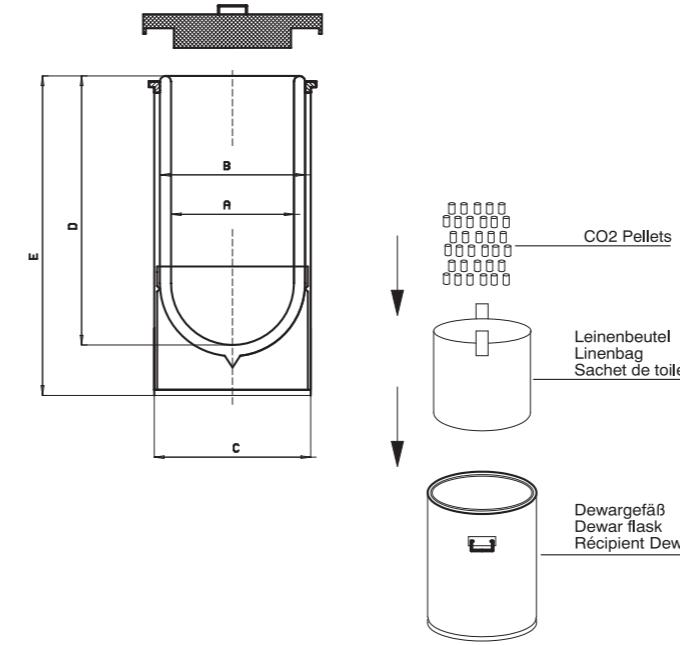

Leinenbeutel für Typ Linen-bags for type Sachet de toile pour type	Artikel Nr. Catalog No. Référence
31 C (31 CAL)	1632
32 C (32 CAL)	1633
33 C (33 CAL)	1634
34 C (34 CAL)	1635
35 C (35 CAL)	1636

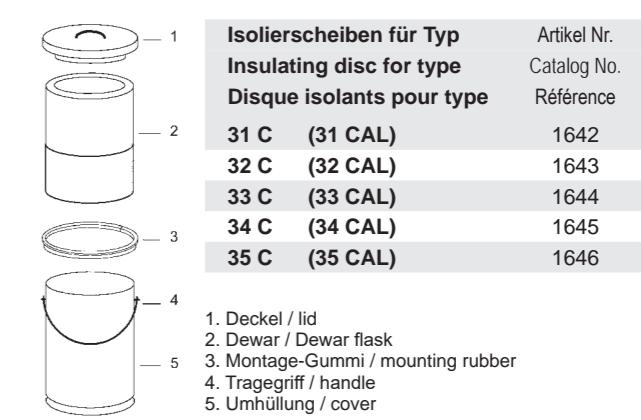

Isolierscheiben für Typ Insulating disc for type Disque isolants pour type	Artikel Nr. Catalog No. Référence
31 C (31 CAL)	1642
32 C (32 CAL)	1643
33 C (33 CAL)	1644
34 C (34 CAL)	1645
35 C (35 CAL)	1646

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Große Dewar Isoliergefäße in Kastenform
Large insulating Dewar flasks boxed-shaped
Récipients Dewar isolants grande en forme de boîte

Typ 131 - 134



Typ 133 / Type 133

Anwendung

- Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO_2)
- Anwendung als Isolierbehälter

Vorteile

- hohe Standfestigkeit
- robuster Aufbau
- große Öffnung
- aus Borosilikatglas 3.3
- inkl. - isolierter Klappdeckel
- Schnellspannverschluss
- zwei seitliche Tragegriffe

lieferbar:

- vollversilbert (Standard)
- versilbert mit Sichtstreifen
- verkürzt

Ausführungen

- blau beschichtete Metall-Umhüllung
- Typ 43 bis 46 wird als Ersatzglas von Typ 131 bis 134 verwendet.

Zubehör

- Leinenbeutel zur Handhabung von Trockeneis (CO_2)
- Isolierscheiben, empfehlenswert bei der Lagerung von Trockeneis
- Rolluntersatz für Typ 133-134



Typ 133 / Type 133

Application

- storage and transport of temperature sensitive goods e.g. dry ice (CO_2)
- suitable as insulating flask

Advantages

- good tipping stability
- robust design
- large aperture
- made of Borosilicateglass 3.3
- incl. - insulated lid
- quick release clamp
- two side grips

deliverable:

- fully silvered (standard)
- silvered with viewing stripes
- shortened

Versions

- blue-coated metal cover
- Type 43 to 46 are used as glass refills of type 131 to 134

Accessories

- linen bag for easy handling of dry ice (CO_2)
- insulating discs, recommendable for storing of dry ice
- metal roller base for type 133-134

Application

- Stockage et transport de marchandises sensibles à la chaleur p.e. glace sèche (CO_2)
- Application comme récipient isolant

Avantages

- Stabilité statique grande
- Structure robuste
- Orifice grand
- De verre borosilicate 3.3
- incl. - couvercle rabattant isolé
- fermeture de serrage instantanée
- deux étriers de support latéraux

Livrable:

- complètement argenté (standard)
- argenté avec des rubans visuels
- raccourci

Versions

- Enveloppe de métal enduite bleu
- Type 43 à 46 est utilisé comme verre de remplacement du type 131 à 134

Accessoires

- Sachet de toile pour le maniement de glace sèche (CO_2)
- Disques isolants recommandables lors du stockage de glace sèche
- Base de roulement pour type 133-134

Große Dewar Isoliergefäße in Kastenform
Large insulating Dewar flasks boxed shaped
Récipients Dewar isolants grands en forme de boîte

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques


Typ Type Types	max. Inhalt max. Content Capacité max. ca. [L]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht Weight poids ca. [kg]	Verdampfungsrate CO_2 Evaporation rate CO_2 Taux d' évaporation CO_2 ca. [kg / d]
131	10	200	230	290	350	500	17	0,4
132	14	200	230	290	500	635	19	0,4
133	21	250	280	360	480	630	24	0,6
134	28	250	280	360	620	765	27	0,6

CO_2 – Verdampfungsrate gemessen mit Isolierscheibe / CO_2 – evaporation rate measured with insulated disc
kg/d = Kilogramm pro Tag / kg/d = kilogram per day

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Leinenbeutel inklusive Linen-bags included Sachet de toile inclusivement	Ersatzglas Glass Refill Récipient replacement	Artikel Nr. Article No. Référence
131	1262		43	1234
132	1263		44	1235
133	1264	x	45	1236
134	1265	x	46	1237

Leinenbeutel für Typ Linen-bags for type Sachet de toile pour type	Artikel Nr. Article No. Référence	Isolierscheiben für Typ Insulating disc for type Disque isolants pour type	Artikel Nr. Article No. Référence	Rolluntersatz für Typ Rollerbase for type Base roulette pour type	Artikel Nr. Article No. Référence
131	1632	131	1642		
132	1633	132	1643		
133	1634	133	1644	133	1268-133
134	1635	134	1645	134	1268-134

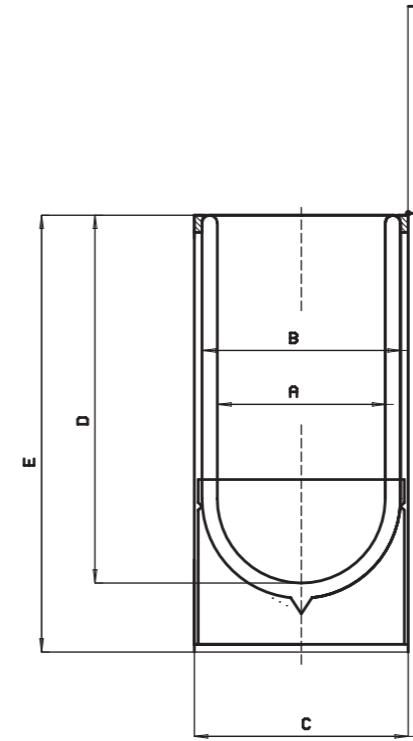

Rolluntersatz für Typ 133-134
Roller base for type 133-134

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Groß-Isolierbox
Large insulation box
Boîte d'isolation grande



Typ COB 420 / Type COB 420

- Anwendung**
- Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z. B.
 - Trockeneis (CO_2)
 - biologische Proben
 - Lebensmittel
 - Box entspricht Euro-Norm IN-IR-RRC
 - Lagerung und Transport unter Verwendung von Kühlakkus

- Vorteile**
- robuste Bauweise
 - Isolierung aus Polyurethan-Schaum 60-90 mm dick
 - geringes Eigengewicht
 - Deckel fest verschließbar
 - Tragegriffe
 - Überdrucksicherung

- Zubehör**
- Rolluntersatz
 - Kühlakkus auf Anfrage

Typ COB



Typ COB 160 / Type COB 160

- Applications**
- storage and transport of temperature sensitive goods e. g.
 - dry ice (CO_2)
 - biological samples
 - food
 - Box meets Euro-standard IN-IR-RRC
 - storage and transport by the use of cooling elements

- Advantages**
- robust construction
 - polyurethane foam insulation core 60-90 mm thick
 - low own weight
 - lid is lockable
 - handle for easy carrying
 - overpressure valve


- Accessories**
- roller base
 - cooling elements (on request)

Groß-Isolierbox
Large insulating box
Boîte d'isolation grande

Typ Type	max. Inhalt max. capacity	A	B	C	D	E	F	Material material	Gewicht weight	k-Wert k-Wert	Verdampfungsrate CO_2 evaporation rate CO_2
COB 55	53	600	500	580	415	315	410	PE	16	0,38	4,5
COB 130	138	800	600	715	630	420	520	PE	31	0,40	7,5
COB 160	150	800	640	1050	580	370	700	PE	60	0,30	8,5
COB 420	420	1200	800	1050	1000	600	700	PE	95	0,24	18

Material PE = Einblockpolyethylen (Nahrungsmittelqualität)

Typ Type	Artikel Nr. Article No.	Rolluntersatz für Typ Rollerbase for Type	Artikel Nr. Article No.
COB 55	12620	COB 55	12626
COB 130	12614-130	COB 130	12618-130
COB 160	12615-160	COB 160	12619-160
COB 420	12623	Rollen festmontiert	12629

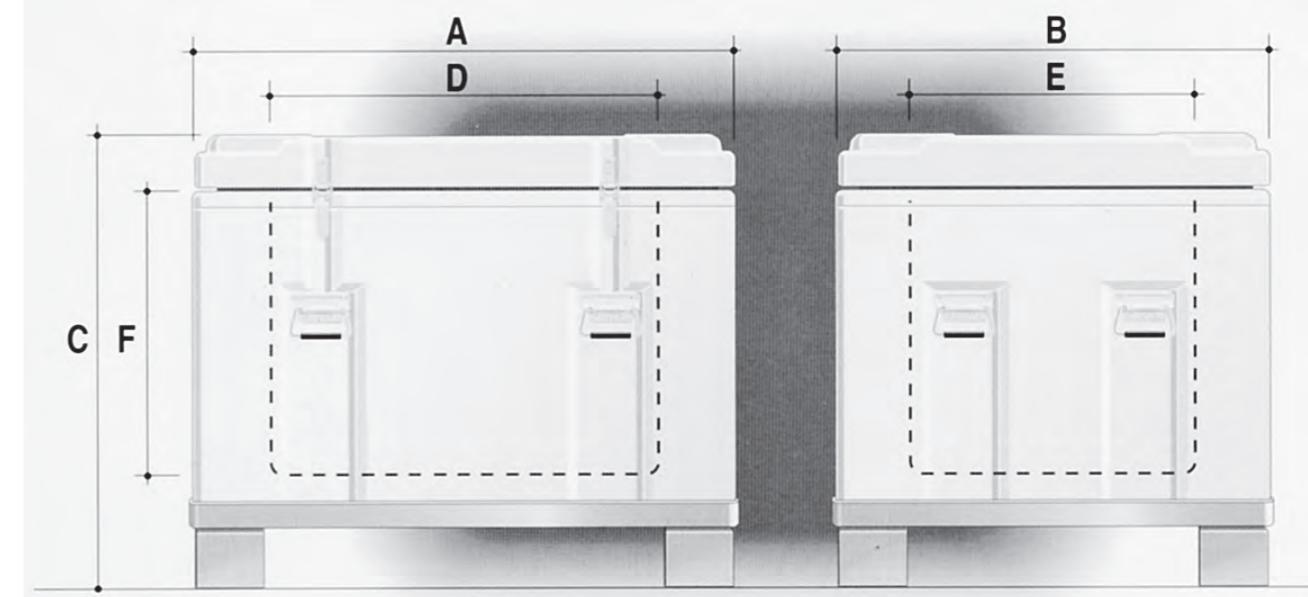

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Dewargefäße in Kugelform
Spherical Dewar flasks
Récipients Dewar sphérique

Typ 21 - 24



Typ AL / Type AL

Anwendung

- Lagerung und Transport von flüssigem Stickstoff (LN2)

Vorteile

- niedrige Verdampfungsrate
- hohe Standfestigkeit
- aus Borosilikatglas 3.3
- inkl. lose aufliegender Isolierdeckel
- inkl. Tragebügel
- lieferbar:
 - vollversilbert (Standard)
 - versilbert mit Sichtstreifen

Ausführungen

AL: Aluminium-Umhüllung, gebürstet
 A: Ersatzglas (ohne Umhüllung)



Typ A / Type A

Application

- storage and transport of liquid nitrogen (LN2)

Advantages

- low evaporation rate
- good tipping stability
- made of Borosilicateglass 3.3
- incl. loose lid
- incl. handle
- deliverable:
 - fully silvered (standard)
 - silvered with viewing stripes

Versions

AL: aluminium cover, brushed
 A: glass refill (without cover)

Application

- Stockage et transport d'azote liquide (LN2)

Avantages

- Taux d' évaporation bas
- Stabilité statique haute
- De verre borosilicate 3.3
- Incl. couvercle isolant
- Incl. étrier de transport
- Livrable:
 - complètement argenté (standard)
 - argenté avec des rubans visuels

Versions

AL: enveloppe d'aluminium brossée
 A: Verre de remplacement (sans enveloppe)

Dewar-Gefäße in Kugelform
Spherical Dewar flasks
Récipients Dewar sphérique


Typ	max. Inhalt	A	B	C	D	H	B1	C1	H1	E1
Type	max. Content									
Types	Capacité max.									
	ca. [L]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
21 AL	1	30	50	165	210	65	60	175	150	300
22 AL	3	60	85	205	305	110	105	225	210	380
23 AL	5	60	85	250	350	110	105	260	275	450
24 AL	10	65	95	310	380	85	105	330	310	480

Typ	max. Inhalt	Gewicht	Standzeit LN2	Verdampfungsrate LN2
Type	max. Content	Weight	Holding time LN2	Evaporation rate LN2
Types	Capacité max.	poids	Autonomie LN2	Taux d' évaporation LN2
	ca. [L]	ca. [kg]	ca. [d]	ca. [L / d]
21 AL	1	1,6	5	0,2
22 AL	3	3,1	7	0,4
23 AL	5	4,4	12	0,4
24 AL	10	6,6	16	0,6

L/d = Liter pro Tag / L/d = litre per day

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ	Artikel Nr.	Ersatzglas	Artikel Nr.
Type	Article No.	Glass Refill	Article No.
Types	Référence	Récipient replacement	Référence
21 AL	1291	21 A	1271
22 AL	1292	22 A	1272
23 AL	1293	23 A	1273
24 AL	1294	24 A	1274

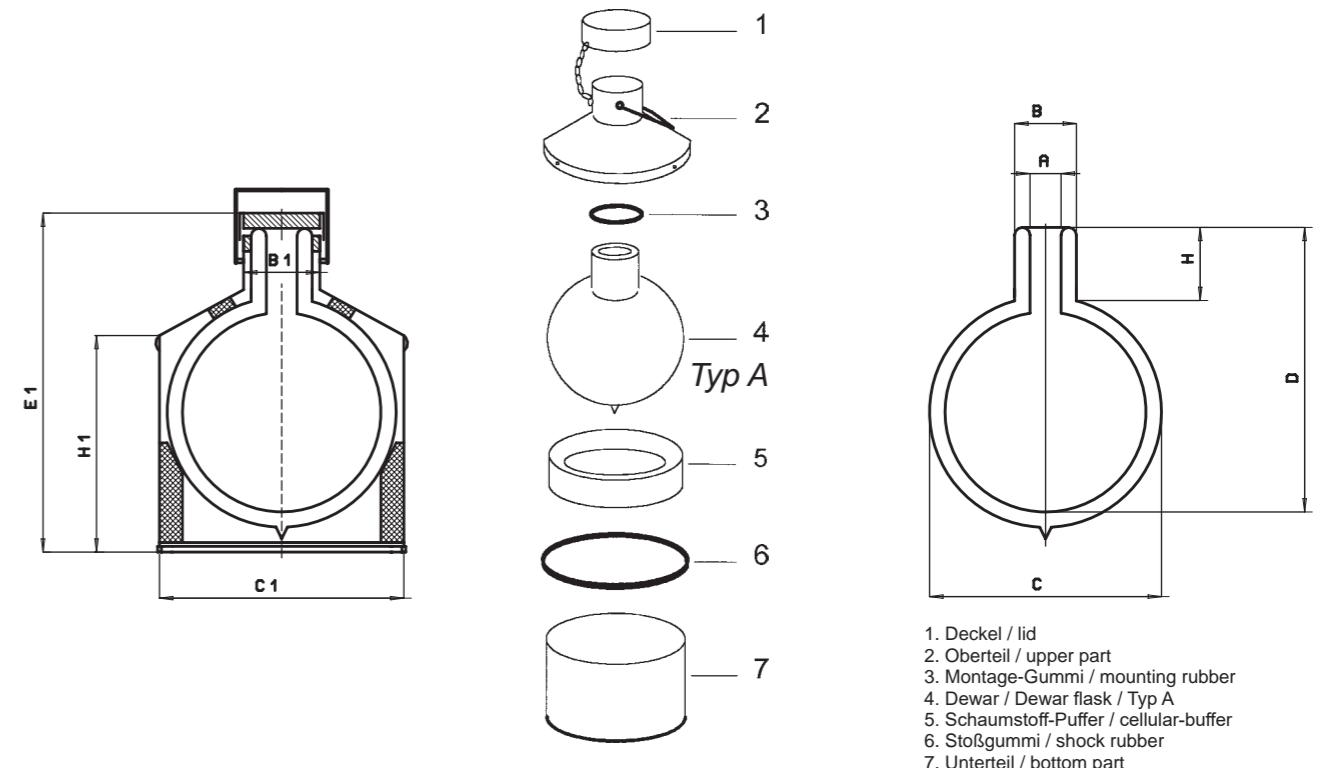

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Temperierbecher aus Glas Tempering beakers made of glass Bécher thermostatable de verre

Anwendung

- Temperierung von Flüssigkeiten
- Das Temperiermedium wird mit Hilfe eines Thermostaten durch die doppelwandige Hülle gepumpt.

Vorteile

- aus Borosilikatglas 3.3
- Einsatztemperatur max. 300 °C / Typ T max. 120 °C / Typ T-GL
- Kühlmittelstaudruck max. 0,5 bar
- hohe Wärmebeständigkeit
- sehr gute chemische Beständigkeit
- Transparenz
- lieferbar:
- mit Sonder-Mantelanschlüssen
- Sonderabmessungen



Typ T / Type T

Application

- Maintaining temperature of liquids
- The cooling agent heated by a thermostat is circulating in the chamber of this double-walled vessel.

Advantages

- made of Borosilicatglass 3.3
- operating temperature max. 300 °C / Typ T max. 120 °C / Typ T-GL
- coolant ram pressure max. 0,5 bar
- high thermal resistance
- very good chemical resistance
- transparency
- deliverable:
- various special jacket joints
- special dimensions



Typ TSS-G / Type TSS-G

Typ T Typ T-GL

Application

- Réglage température de liquides
- Le milieu de tempérisation est pompé à travers de l'enveloppe à double paroi à l'aide d'un thermostat.

Avantages

- De verre borosilicate 3.3
- Température d'opération max. 300 °C / Typ T
- max. 120 °C / Typ T-GL
- Pression de la retenue d'agent réfrigérant max. 0,5 bar
- thermorésistance haute
- Stabilité chimique très bonne
- Transparence
- Livrable:
- connexions manteaux spéciales
- dimensions spéciales



Typ T-GL / Type T-GL

Temperierbecher aus Glas Tempering beakers made of glass Bécher de temérisation de verre

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques


Typ	max. Inhalt	A	B	D	E	Gewicht
Type	max. Content					Weight
Types	Capacité max.					poids
T 250	250	55	70	115	120	0,2
T 600	600	77	95	135	150	0,4
T 2000	2000	112	135	200	210	0,9

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence


Typ	Artikel Nr.		Typ	Artikel Nr.	
Type	Article No.		Type	Article No.	
Types	Référence	Olive Ø	Types	Référence	Olive Ø
T 250	1351	12	T - GL 250	1355	14
T 600	1352	12	T - GL 600	1356	14
T 2000	1353	12	T - GL 2000	1357	18

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage.

Different sizes and measurements on request.

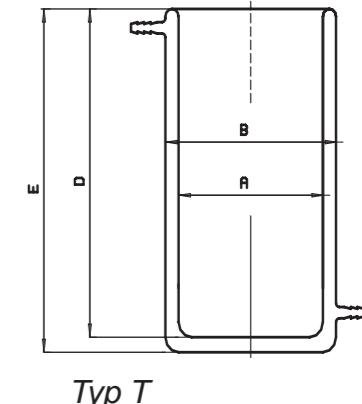

Typ T

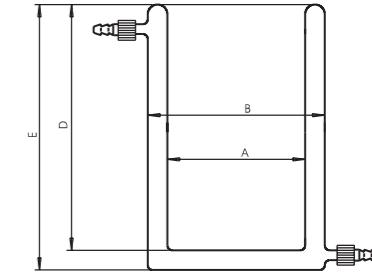

Typ T-GL

Temperierbecher aus Edelstahl Tempering beakers made of stainless steel Bécher thermostatable inox

Anwendung

- Temperierung von Flüssigkeiten
- Das Temperiermedium wird mit Hilfe eines Thermostaten durch die doppelwandige Hülle gepumpt.

Vorteile

- Aus Edelstahl
- hohe mechanische Bruchfestigkeit
- nichtrostend
- Einsatztemperatur max. 200 °C (weitere Temperaturen auf Anfrage)
- Kühlmittelstaudruck max. 0,5 bar

Application

- Maintaining temperature of liquids
- The cooling agent heated by a thermostat is circulating in the chamber of this double-walled vessel.

Advantages

- made of stainless steel
- high mechanical breaking strength
- stainless
- operating temperature max. 200 °C (further temperatures by request)
- coolant ram pressure max. 0,5 bar

Application


- Tempérisation de liquides
- Le milieu de tempérisation est pompé à travers de l'enveloppe à double paroi à l'aide d'un thermostat.

Avantages

- D'acier fin
- Résistance à la rupture bonne
- antirouille
- Température d'opération max. 200 °C (d'autres températures sur demande)
- Pression de retenue d'agent réfrigérant max. 0,5 bar

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ	Artikel Nr.
Type	Article No.
Types	Référence
TSS-G 500	2204
TSS-G 1000	2200
TSS-G 1000 W	2205
TSS-G 2000	2201
TSS-G 3000	2202
TSS-G 6000	2203

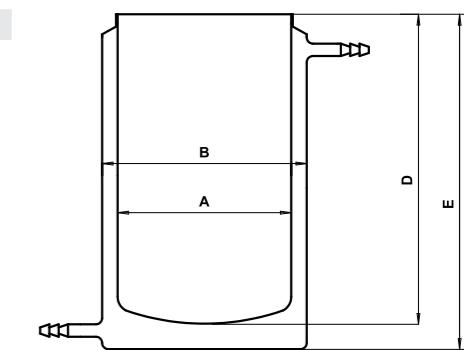

Typ TSS-G

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Entsorgungskannen
Waste disposal tanks
Brocs d'élimination



Typ E



Type E

Typ E


Entsorgungskannen
Waste disposal tanks
Brocs d'élimination

Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ Type Types	max. Inhalt max. Content Capacité max. ca. [L]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht Weight poids ca. [kg]
E 0	4	87	205	230	325	360	3,5
E 1	8	87	250	265	370	420	4,5
E 2	15	87	310	330	400	450	6,5

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence
E 0	1625
E 1	1621
E 2	1622

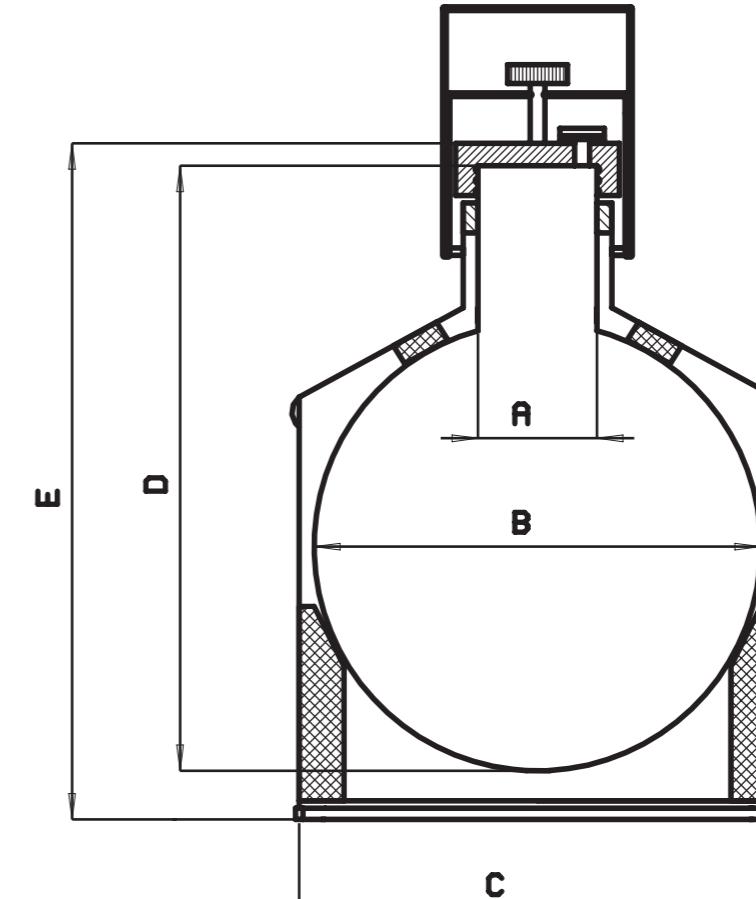

Eine Bedienungsanleitung und weitere Ausführungen finden Sie unter
www.kgw-isotherm.de/produkte/kanne.html

A user's manual and further designs can be found under
www.kgw-isotherm.com/produkte/kanne.html

Anwendung

- Lagerung und Transport von aggressiven Abfallstoffen im Labor

Vorteile

- hohe Standfestigkeit
- aus Borosilicatglas 3.3
- Der Glaseinsatz ist resistent gegen fast alle Chemikalien.
- Gemäß DIN 12111, 12116, 52322 erfüllt das Glas die Bedingungen der:

 - Hydrologischen Klasse 1
 - Säureklasse 1
 - Laugenklasse 2

- Die Glasoberfläche wird nur angegriffen von:

 - Flüssig-Säure
 - erhitzte Phosphorsäure
 - alkalische Lösungen (hochkonzentriert)

Ausstattung serienmäßig

- Schraubverschluss
- Überdrucksicherung
- Tragebügel
- Glaseinsatz
- rot beschichtete Umhüllung
- Gefahrgut-Aufkleber

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Dewargefäße aus Edelstahl
Dewar flasks made of stainless steel
Récepteurs Dewar d' acier fin



Typ GSS / Type GSS



Typ DSS / Type DSS

- Anwendung**
- vielfältige Anwendung im Labor
 - Kühlung kleiner Proben
 - Lagerung und Transport von:
 - Flüssig-Stickstoff (LN2)
 - Trockeneis (CO_2)
 - andere Kühlmedien
 - als Isolierbehälter

- Vorteile**
- hohe mechanische Bruchfestigkeit
 - einfache Handhabung
 - aus Edelstahl
 - mit Tragebügel (außer Typ DSS/GSS 500)

- Zubehör**
- lose aufliegender Isolierstopfen

- Application**
- flexible applications in laboratory
 - cooling of small samples
 - storage and transport of :
 - liquid nitrogen (LN2)
 - dry ice (CO_2)
 - other coolants
 - suitable as insulating flask

- Advantages**
- high mechanical breaking strength
 - easy handling
 - made of stainless steel
 - with carrying handle (except type DSS/GSS 500)

- Accessories**
- loose lied insulating plug

- Application**
- Application multiple dans le laboratoire
 - Refroidissement d'échantillons petits
 - Stockage et transport:
 - d'azote liquide (LN2)
 - de glace sèche (CO_2)
 - d'autres milieux réfrigérants
 - Comme récipient isolant

- Avantages**
- Résistance haute à la rupture mécanique
 - Maniement simple
 - D'acier fin
 - incl. étrier de support (excepté type DSS/GSS 500)

- Accessoires**
- Bouchon isolant reposant amovible

**Typ GSS
Typ DSS**

Dewargefäße aus Edelstahl
Dewar flasks made of stainless steel
Récepteurs Dewar d' acier fin


Technische Angaben / Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Typ Type Types	max. Inhalt max. Content Capacité max. ca. [ml]	A mm	B mm	D mm	E mm	Gewicht Weight poids ca. [kg]	Standzeit LN2 Holding time LN2 Durabilité LN2 ca. [h]	Verdampfungsrate LN2 Evaporation rate LN2 Taux d' évaporation LN2 ca. [L / d]
DSS + GSS								
500	500	65	80	180	200	0,6	12	1,0
1000	1000	85	100	206	225	0,9	21	0,9
1000 W	1000	100	104	156	178	0,7	15	1,6
2000	2000	100	104	285	305	1,3	42	1,1
3000	3000	184	200	160	190	1,5	22	3,1
6000	6000	184	200	270	300	2,2	49	2,9

LN2 - Verdampfungsrate gemessen mit Stopfen / LN2 – evaporation rate measured with plug
L/d = Liter pro Tag / L/d = litre per day

Artikel-Nummern / Article numbers / Référence

Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence	Stopfen für Typ Plug for type Bouchon pour type	Artikel Nr. Article No. Référence	Typ Type Types	Artikel Nr. Article No. Référence
DSS + GSS					
GSS 500	2304	500	2680	DSS 500	2100
GSS 1000	2300	1000	2681	DSS 1000	2101
GSS 1000 W	2301	1000 W	2682	DSS 1000 W	2102
GSS 2000	2303	2000	2682	DSS 2000	2103
GSS 3000	2302	3000	2683	DSS 3000	2104
GSS 6000	2305	6000	2683	DSS 6000	2105

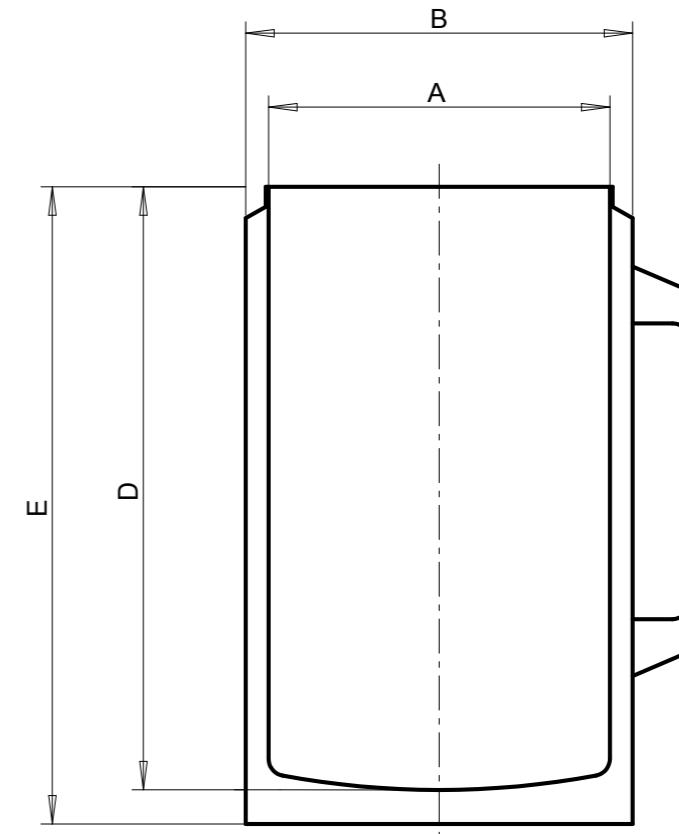

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite



Thermische Isolation von Meßdatenloggern

Thermal Insulation of Data Measuring Logs

Thermique isolation des enregistreurs de données de mesure

Typ ITET



In Gefriermanlagen, Durchlauf-, Lackier- oder Temperöfen, überall dort wo extreme Temperaturen zum Einsatz kommen, trägt die exakte Temperaturüberwachung maßgeblich zur Qualität der behandelten Produkte bei. Wärmebehandlungs-Prozesse werden häufig mit Hilfe von Meßdatenloggern überwacht, welche gemeinsam mit dem Produkt durch die Hoch- bzw. Tieftemperaturzone fahren. Da der Betriebs-temperaturbereich von Meßdatenloggern üblicherweise nur von 0°C bis ca. 60°C reicht, ist eine thermische Isolierung des Gerätes unerlässlich.

ITET ist eine Serie von leistungsstarken Hitze- und Gefrierschutzbehältern, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Sie ermöglichen es, gemeinsam mit dem Datenlogger, Messwerte während des Prozesses an den kritischen Stellen des Produktes aufzuzeichnen. Der Sensor wird am oder im Produkt fixiert und mißt dort den Temperaturverlauf. Ein umständliches Handtieren mit Schleppkabeln entfällt.

In refrigeration plants, conveyor, paint or temper ovens, or anywhere where extreme temperatures are encountered, the exact control of temperature is critical in the quality of the product. Warm handling processes are frequently assisted by temperature data devices which control the product through the high and low temperature boundaries. Usually the operating temperature of data logs is in the band of 0° to 60° Celsius. So a thermal insulation is necessary.

ITET is a series of powerful performance hot and cold protection devices developed to provide extreme control in critical situations. It is possible to control the parameters at the critical spots in the product while the process is running. The sensor is fixed at or in the product and measures the temperature. A remote cable is no longer necessary.

Dans les installations frigorifiques, dans les fours de cuisson à tapis, de trempe ou laque, le contrôle exact de la température est d'une importance primordiale pour la qualité du produit traité lorsque des températures extrêmes sont atteintes. Les processus de traitement thermique sont souvent surveillés à l'aide d'enregistreurs de mesure qui accompagnent le produit lors du passage dans les zones de températures basses ou élevées. Une isolation thermique de l'appareil est indispensable puisque l'écart de températures des enregistreurs va généralement de 0°C à 60°C.

ITET est une gamme de puissants carters de protection thermique et antigel développés pour des applications diverses. Ils permettent, combinées avec les enregistreurs de données, de relever les valeurs mesurées en cours des processus aux points critiques du produit. Le capteur est fixé sur le produit ou placé à l'intérieur de celui-ci pour y mesurer l'évolution de la température. Il n'existe donc plus aucune manipulation encombrante avec des câbles.

Standzeit / Operating time / Durabilité

Typ Standzeit bei Einsatztemperatur [Std. : min] *
Type Operating time at surrounding temperature [h : min] *
Types Durabilité de la température ambiante [h:min] *

	Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante	100°C	150°C	200°C
ITET 1 K		8:00	5:00	3:30
ITET 1 M		9:00	5:30	4:00
ITET 1 W (spritzwasserdicht)		5:45	3:30	
ITET 1 D (druckfest 4 bar)		8:00	5:00	3:30
ITET 2 K		15:45	9:30	6:30
ITET 2 G		13:00	8:15	5:45
ITET 2 G (Phasenw.)		51:30	23:00	12:00
Umgebungstemperatur				
ITET 1 L (Tieftemperatur)		-100°C	-50°C	
		2:30	3:30	

* Die Standzeit ist die von der Umgebungstemperatur abhängige Einsatzdauer, bei der die Innentemperatur stets im Bereich von 0°C bis 60°C liegt ($T_{Start} = 20^\circ\text{C}$).

* The operating time is the maximal time while the inner temperature is in the range of 0°C to 60°C ($T_{Start}=20^\circ\text{C}$). The operating time depends on the surrounding temperature

* La durabilité (temps où la température intérieure reste entre 0° et 60°C) est dépendante de la température ambiante. ($T_{départ} = 20^\circ\text{C}$)

Technische Spezifikationen / Technical data / Spécifications techniques

Typ Type Types	Maße für Datenlogger Dimensions for logger Dim. de l'enregistreur ca. [mm]			Maße außen outer Dimensions Dim. à l'extérieur ca. [mm]		Gewicht Weight Poids	Best.Nr. Order No. Référence
	Ø	B	H	Ø	H		
ITET 1 K	72	190	120	380	3,5	50011	
ITET 1 M	145	280	210	530	8,5	50013	
ITET 1 W	72	190	120	400	3,5	50014	
ITET 1 D	72	190	155	410	7,0	50015	
ITET 1 L	72	190	120	380	3,5	50016	
ITET 2 K	72	190	150	380	4,5	50021	
ITET 2 G	145	180	240	480	13,5	50022	
ITET 2 G (Phasenw.)	130	60	190	480	16,5	50023	

Sonderausführungen

Falls Sie ein Isolationsproblem haben, bitte fragen Sie bei uns an. Wir werden bemüht sein, Ihnen einen Isolierbehälter anzubieten, der Ihren Anforderungen entspricht. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
(Germany) Fax. 0049 721/95897-77

Special Request

If you have any insulation problem, please send us your requests. We will try to offer an insulation device, that meets your requests.
For further information contact us for assistance.
(Germany) Fax. 0049 721/95897-77

Versions spéciales

Si vous avez un problème d'isolation, veuillez nous mettre en rapport avec nous. Nous mettrons tout en oeuvre pour vous offrir un carter répondant à vos besoins. Nous restons à votre disposition pour toutes autres questions:
(Germany) Fax. 0049 721/95897-77

Technische Änderungen vorbehalten / All rights reserved for technical changes

Sonderkatalog auf Anfrage oder im Internet unter www.kgw-isotherm.de/downloads
Special catalogue on request or on our website www.kgw-isotherm.com/downloads

Kühlfalle
Cold trap
Piège cryogénique

Typ GKF



Typ GKF / Type GKF

Anwendung

- Gasreinigung durch Kondensation, z.B. in Vakuumanlagen

Vorteile

- aus Borosilikatglas 3.3
- hohe chemische Beständigkeit
- hohe thermische Beständigkeit
- lieferbar:
 - Typ GKF: Aluminiumfuss (Standard) Rundumschutz
 - mit Sonderanschlüssen z.B. KF Flansch 16-25

Applications

- gas cleaning by condensation e.g. in vacuum systems

Advantages

- made of Borosilicate glass 3.3
- good chemical resistance
- good thermal resistance
- deliverable:
 - Type GKF: aluminium foot (Standard), all around protection
 - with special joints: e.g. KF flange 16-25

Application

- Nettoyage de gaz par condensation p.e. installations à vide

Avantages

- De verre de borosilicate 3.3
- Résistance chimique haute
- Résistance thermique haute
- Livrable:
 - Type GKF: base aluminium (standard) Protection tout autour
 - avec connexions spéciales p.e. bride KF 16-25

Typ

Anschlüsse

Artikel Nr.

Type

Connections

Article No.

GKF

NS 29/32

1702

GKF-GL25

Glasgewinde mit Oliven (Da13)

1702-GL25

GKF-NW25

Glasflansch KF-NW25 mit Klammern und Viton-O-Ring

1702-NW25

GKF-S29


Kugelschliffe S29

1702-S29

Typ GKF

Kühlfalle
Cold trap
Piège cryogénique

Typ GKF

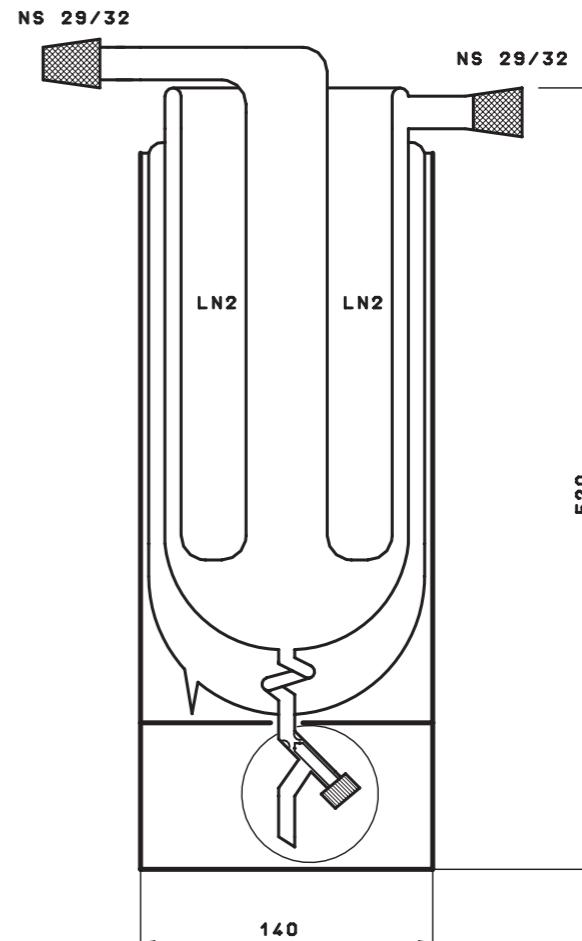

Konstruktionsmerkmale

- zwei mit flüssigem Stickstoff (LN₂) gekühlte Kondensations-Wandungen
- integriertes Dewargefäß
- Sichtstreifen zur Beobachtung des Kondensationsprozesses
- Kondensatablass mit O-Ring-dichtung
- Schutzhülle aus Aluminium
- Kühlmittelinhalt: ca. 1100 ml
- Kondensatvolumen : ca. 250 ml
- Anschlüsse :
 - Pumpenseitig: Kernschliff NS 29
 - Anlagenseitig: Hülse NS 29
 - Isolierdeckel

Construction Details

- two condensation walls, cooled by liquid nitrogen (LN₂)
- integrated Dewar flask
- viewing stripes for observing the condensation process
- condensate outlet with O - ring sealing
- protective cover made of aluminium
- coolant capacity : ca. 1100 ml
- condensate capacity: ca. 250 ml
- joints:
 - to pump: ground cone NS 29
 - to plant: socket NS 29
 - insulating lid

Caractéristiques constructives

- Deux parois de condensation réfrigérées avec de l'azote liquide (LN₂)
- Récipient Dewar intégré
- Rubans visuels pour l'observation du processus de condensation
- Décharge de condensat avec anneau torique d'étanchéité
- Enveloppe de protection d'aluminium
- Contenu d'agent réfrigérant: 1100 ml
- Volume de condensat: 250 ml
- Connexions :
 - de côté de pompe: rodage mâle NS29
 - de côté d'installation: enveloppe NS29
 - Couvercle isolant

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Kühlfallenkatalog auf Anfrage oder im Internet unter www.kgw-isothem.de/downloads
Cold trap catalogue on request or on our website www.kgw-isothem.com/downloads

Kühlfinger Cold trap Doigt réfrigérant

Kühlfallen: Funktion Aufbau und Wirkungsweise

Kühlfallen werden zum Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmittel in Verbindung mit Vakuumpumpen eingesetzt. Hierbei kann die Kühlalfe unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Die gängigste Anwendung ist das Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmittel bei Drehschieber - Vakuumpumpen oder Hochvakuumalagen mit Öldiffusions - oder Turbomolekularpumpen. Hierfür werden normalerweise gängige Kühlmittel wie flüssiger Stickstoff (LN₂) oder Trockeneis (CO₂) mit Aceton eingesetzt.



Typ KF 29-K
Type KF 29-K

Typ KF 29-OK
Type KF 29-OK

Typ KF 29-GL
Type KF 29-GL

Typ KF 29-GL-A
Type KF 29-GL-A

Kühlfinger Cold trap Doigt réfrigérant

Anwendung

- Gasreinigung durch Kondensation, z.B. in Vakuumalagen

Vorteile

- aus Borosilikatglas 3.3
- hohe chemische Beständigkeit
- hohe thermische Beständigkeit
- einfache kostengünstige Bauweise
- rasches Wechseln möglich

lieferbar:

- OK = Kugelschliff S 29 mit O-Ring-Dichtung
K = Kugelschliff S 29
GL = Glasgewinde mit Olive GL 18
- Sonderabmessungen
- Sonderanschlüsse
z.B. Kleinflansch KF NW DN Flansch

Applications

- gas cleaning by condensation e.g. in vacuum systems

Advantages

- made of Borosilicatglass 3.3
- good chemical resistance
- good thermal resistance
- simple low cost design
- quick exchange is possible

deliverable:


- OK = spherical joint S29 with O-ring sealing
K = spherical joint S29
GL = Glass screwthread with olive GL 18
- special dimensions
- special joints
e.g. small flange KF NW DN flange

CO₂ Gitter für Kühlfallen (Kühlfinger)

Beim Einsatz von CO₂ als Kühlmittel können beim Wechseln des Kühlfingers Schwierigkeiten auftreten. Das im Dewargefäß vorhandene CO₂ wird bei der Entnahme des Kühlfingers in den entstehenden Freiraum hineinfallen und ein nachträgliches Einsetzen eines neuen Kühlfingers erschweren. Dieses wird durch die Verwendung eines CO₂ Gitters verhindert. Ein schnelles Wechseln der Kühlalfe ist somit ohne Probleme möglich.

CO₂ wire basket for cold traps

If dry ice (CO₂) is used as coolant, it might get difficult to exchange the glass cold trap. The CO₂ can fill up the existing space inside the Dewar flask. It is nearly impossible to replace the trap into the Dewar flask, then. Therefore we designed a wire basket for easily placing the cold trap into the already filled Dewar flask.

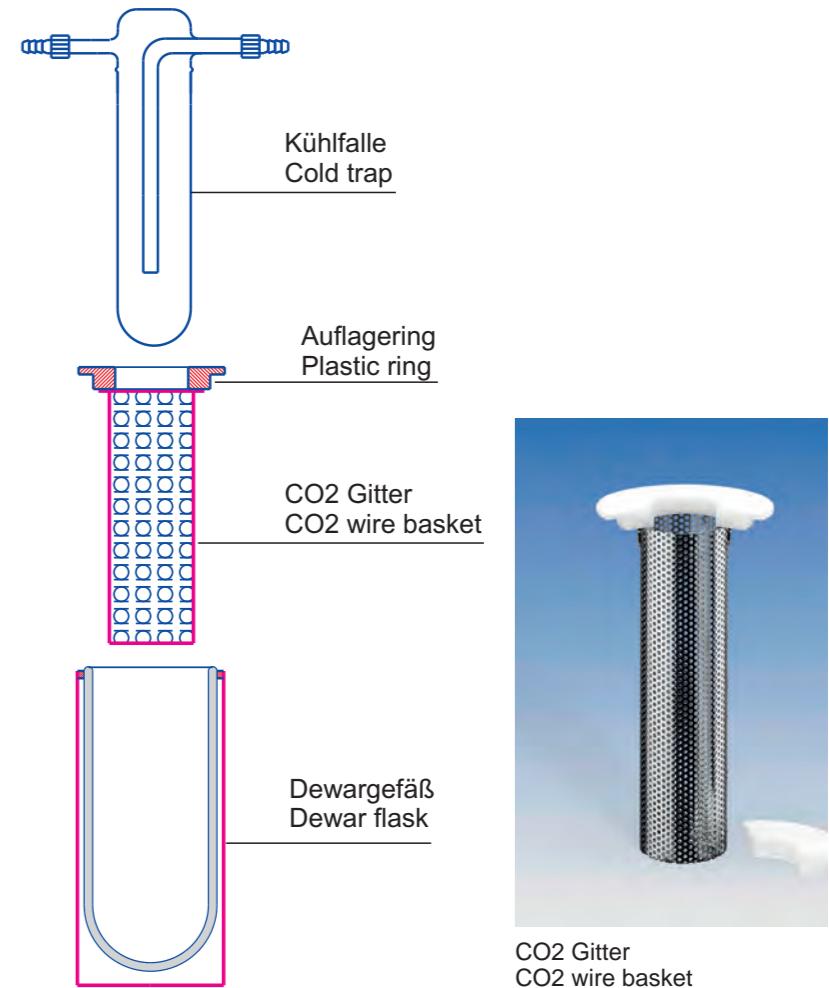


CO₂ Gitter
CO₂ wire basket

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite


Kühlfallen kurze Version Cold traps short version

Kühlfallen kurze Version (Kühlfinger)


Einfache Kühlfallen, auch Kühlfinger genannt, sind für Standard-Anwendungen in Verbindung mit Vakuumpumpen. Hierbei werden Feuchtigkeit oder Lösungsmittel im Bereich der chemischen Anwendung auskondensiert. Die Kühlfalle wird hierbei zum Schutz der Vakuumpumpe eingesetzt. Die Besonderheit bei diesem Aufbau ist, dass der Anwender kein Stativ zum Halten der Kühlfalle benötigt. Die Kühlfalle besitzt einen Wulst, mit dem sie in den Auflagerung des Dewargefäßes eingehängt wird. Ein schnelles Wechseln der Kühlfalle ist somit ohne Probleme möglich.

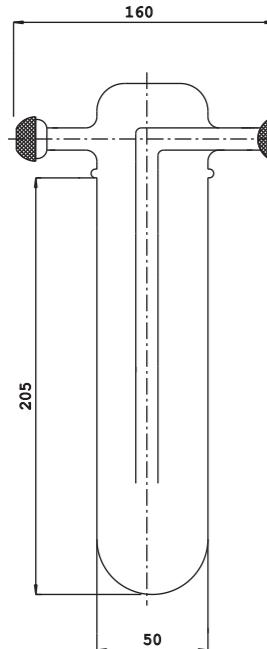

Kühlfalle zu KF 29-K
Cold trap for KF 29-K

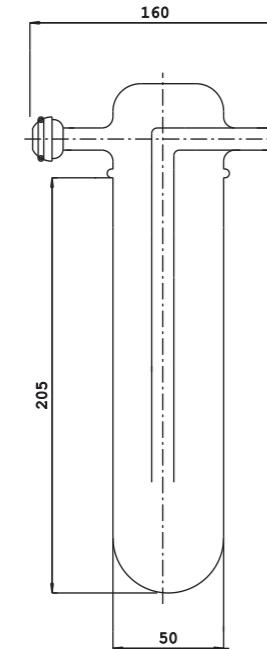

Kühlfalle zu KF 29-OK
Cold trap for KF 29-OK

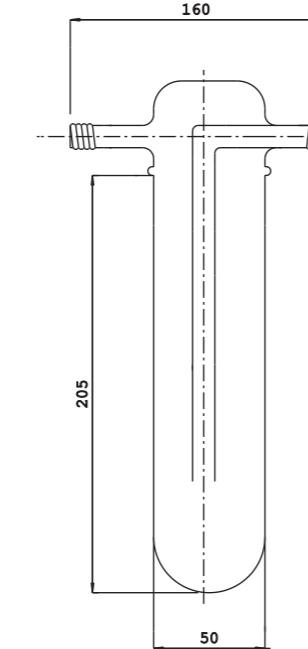

Kühlfalle zu KF 29-GL
Cold trap for KF 29-GL

Kühlfinger komplett mit Dewar und Kunststoffring	Kondensat theoret.Vol.	Kühlmittel theoret.vol.	Art.Nr. Art.No.
Cold trap complete with Dewar and plastic ring	Condensate theoret.cap.	Coolant theoret.vol.	

Typ / Type KF 29-K	150 ml	1000 ml	1731
Typ / Type KF 29-OK	150 ml	1000 ml	1735
Typ / Type KF 29-GL	150 ml	1000 ml	1740

Zubehör / accessorie	Art.No.
----------------------	---------

CO2 Gitter CO2 wire basket	17570
-------------------------------	-------

theoret.Vol. = Theoretisches Volumen
theoret cap. = theoretical capacity

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de




Kühlfalle komplett Typ KF 29-GL
Cold trap complete Type KF 29-GL


Kühlfallen kurze Version mit Ausgussöffnung Cold traps short version with a spout

Kühlfallen kurze Version mit Ausgussöffnung


Eine erweiterte Ausführung sind Kühlfallen mit einer Ausgussöffnung. Diese Kühlfallen sind wie die Standard Kühlfallen aufgebaut und besitzen ein Glasgewinde GL 32 mit Verschlusskappe als Ausgussöffnung. Mit dieser Ausgussöffnung lässt sich das Kondensat ohne Schwierigkeiten aus den Kühlfallen entnehmen und die Kühlfallen sind leicht und einfach zu reinigen.

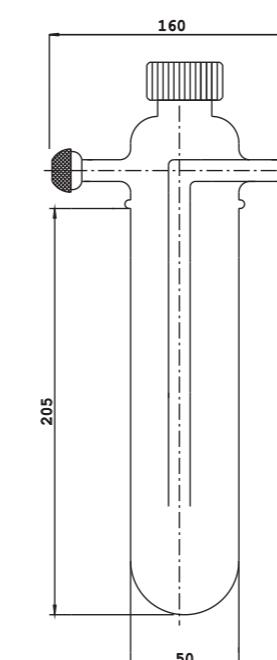

Kühlfalle zu KF 29-K-A
Cold trap for KF 29-K-A

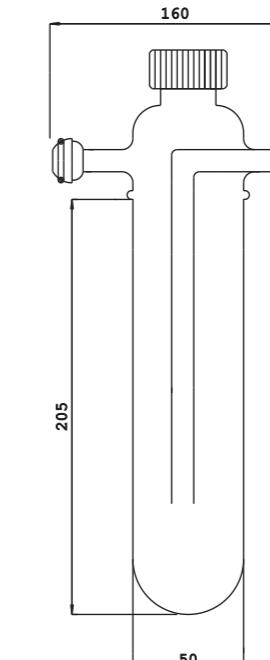

Kühlfalle zu KF 29-OK-A
Cold trap for KF 29-OK-A

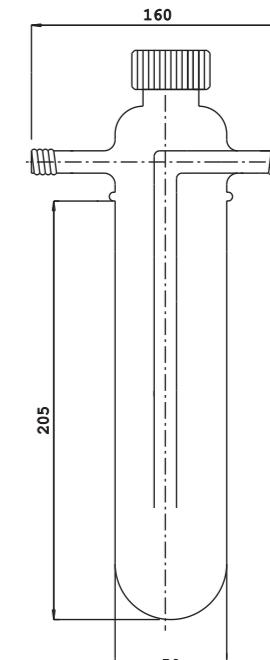

Kühlfalle zu KF 29-GL-A
Cold trap for KF 29-GL-A

Kühlfinger komplett mit Dewar und Kunststoffring	Kondensat theoret.Vol.	Kühlmittel theoret.vol.	Art.Nr. Art.No.
Cold trap complete with Dewar and plastic ring	Condensate theoret.cap.	Coolant theoret.vol.	

Typ / Type KF 29-K-A	150 ml	1000 ml	17370
Typ / Type KF 29-OK-A	150 ml	1000 ml	17371
Typ / Type KF 29-GL-A	150 ml	1000 ml	17372

Zubehör / accessorie	Art.No.
----------------------	---------

CO2 Gitter CO2 wire basket	17570
-------------------------------	-------

theoret.Vol. = Theoretisches Volumen
theoret cap. = theoretical capacity

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de




Kühlfalle komplett Typ KF 29-GL-A
Cold trap complete Type KF 29-GL-A


Kühlfallen lange Version Cold traps long version

Kühlfallen lange Version (Kühlfinger)


Einfache Kühlfallen, auch Kühlfinger genannt, sind für Standard-Anwendungen in Verbindung mit Vakuumpumpen. Hierbei werden Feuchtigkeit oder Lösungsmittel im Bereich der chemischen Anwendung auskondensiert. Die Kühlfalle wird hierbei zum Schutz der Vakuumpumpe eingesetzt. Die Besonderheit bei diesem Aufbau ist, dass der Anwender kein Stativ zum Halten der Kühlfalle benötigt. Die Kühlfalle besitzt einen Wulst, mit dem sie in den Auflagerung des Dewargefäßes eingehängt wird. Ein schnelles Wechseln der Kühlfalle ist somit ohne Probleme möglich.

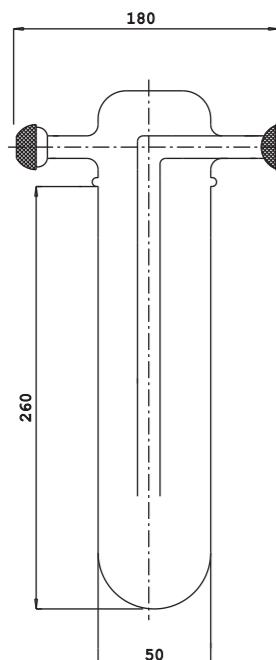

Kühlfalle zu KFL 29-K
Cold trap for KFL 29-K

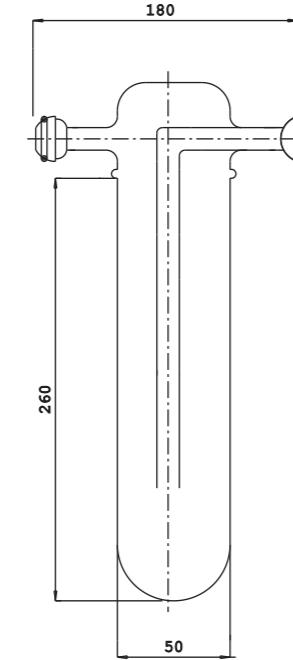

Kühlfalle zu KFL 29-OK
Cold trap for KFL 29-OK

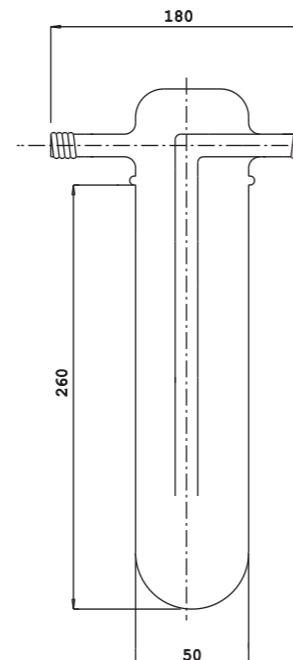

Kühlfalle zu KFL 29-GL
Cold trap for KFL 29-GL

Kühlfinger komplett mit Dewar und Kunststoffring	Kondensat theoret.Vol.	Kühlmittel theoret.Vol.	Art.Nr.
Cold trap complete with Dewar and plastic ring	Condensate theoret.cap.	Coolant theoret.cap.	
Typ / Type KFL 29-K	250 ml	2000 ml	17360
Typ / Type KFL 29-OK	250 ml	2000 ml	17361
Typ / Type KFL 29-GL	250 ml	2000 ml	17362

Zubehör / accessorie	Art.No.
CO2 Gitter CO2 wire basket	17571

theoret.Vol. = Theoretisches Volumen
theoret cap. = theoretical capacity

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de




Kühlfalle komplett Typ KF 29-GL
Cold trap complete Type KF 29-GL


Kühlfallen lange Version mit Ausgussöffnung Cold traps long version with a spout

Kühlfallen lange Version mit Ausgussöffnung


Eine erweiterte Ausführung sind Kühlfallen mit einer Ausgussöffnung. Diese Kühlfallen sind wie die Standard Kühlfallen aufgebaut und besitzen ein Glasgewinde GL 32 mit Verschlusskappe als Ausgussöffnung. Mit dieser Ausgussöffnung lässt sich das Kondensat ohne Schwierigkeiten aus den Kühlfallen entnehmen und die Kühlfallen sind leicht und einfach zu reinigen.

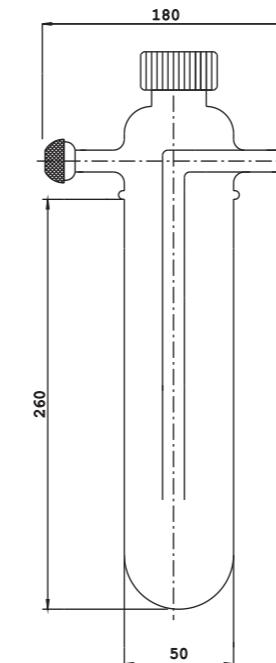

Kühlfalle zu KFL 29-K-A
Cold trap for KFL 29-K-A

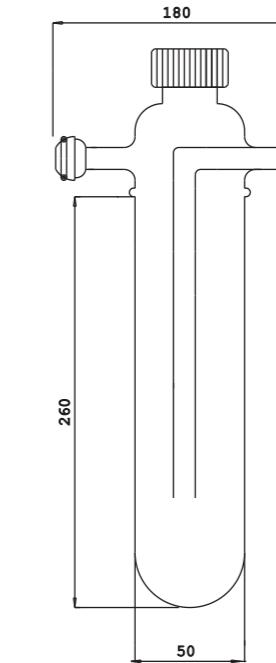

Kühlfalle zu KFL 29-OK-A
Cold trap for KFL 29-OK-A

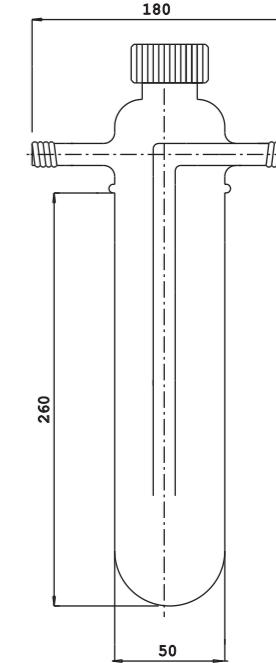

Kühlfalle zu KFL 29-GL-A
Cold trap for KFL 29-GL-A

Kühlfinger komplett mit Dewar und Kunststoffring	Kondensat theoret.Vol.	Kühlmittel theoret.Vol.	Art.Nr.
Cold trap complete with Dewar and plastic ring	Condensate theoret.cap.	Coolant theoret.cap.	
Typ / Type KFL 29-K-A	250 ml	2000 ml	17380
Typ / Type KFL 29-OK-A	250 ml	2000 ml	17381
Typ / Type KFL 29-GL-A	250 ml	2000 ml	17382

Zubehör / accessorie	Art.No.
CO2 Gitter CO2 wire basket	17571

theoret.Vol. = Theoretisches Volumen
theoret cap. = theoretical capacity

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de




Kühlfalle komplett Typ KF 29-GL-A
Cold trap complete Type KF 29-GL-A


Kühlfallen (Kühlfinger mit KF NW Vakuumflanschen) Cold traps (cold finger condenser with KF NW flange)

Kühlfallen (Kühlfinger mit KF NW Vakuumflanschen)

Einfache Kühlfallen, auch Kühlfinger genannt, sind für Standard-Anwendungen in Verbindung mit Vakuumpumpen. Hierbei werden Feuchtigkeit oder Lösungsmittel im Bereich der chemischen Anwendung auskondensiert. Die Kühlalfe wird hierbei zum Schutz der Vakuumpumpe eingesetzt. Die Besonderheit bei diesem Aufbau ist, dass der Anwender kein Stativ zum Halten der Kühlalfe benötigt. Die Kühlalfe besitzt einen Wulst, mit dem sie in den Auflagerung des Dewargefäßes eingehängt wird. Ein schnelles Wechseln der Kühlalfe ist somit ohne Probleme möglich. Die Vakuumkleinflansche aus Glas ermöglichen das Anschließen an Pumpstände mit metallischen Vakuum-Kleinflanschen.

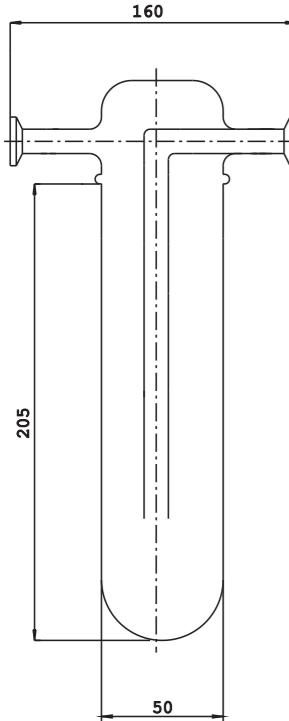


Kühlfalle für KF 29-NW 16
Cold trap for KF 29-NW 16

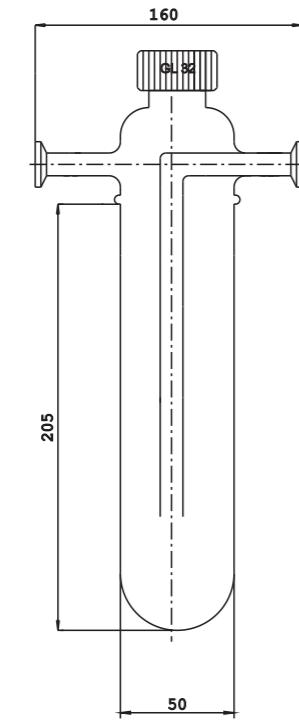

Kühlfalle für KF 29-NW 16-A
Cold trap for KF 29-NW 16-A

Cold Traps (cold finger condenser with KF NW flange)

Simple cold traps, which are also known as cold finger condensers, are used in standard applications in conjunction with vacuum pumps and the condensation is forced out of the humidity or solvents used in the chemical applications. The cold trap is used to protect the vacuum pump in this case and the speciality of this type of construction is that the user does not need to use a stand to hold the cold trap. The cold trap has a rim, which is hung inside the Dewar flask's support ring. The cold trap can be changed very quickly without any problems arising. With glass vacuum flanges you are able to connect this cold trap directly to the metal flanges of a high vacuum pump.

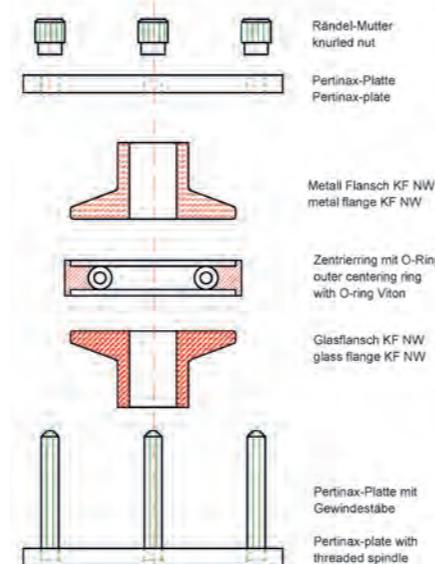

Aufbau der KF NW
Verbindungen
Configuration of the
NW connection

Kühlfallen komplett	Kondensat	Kühlmittel	Dewar	Kühlfallen	Best. Nr.
Typ	theoret.Vol.	theoret.Vol.	Typ	Anschlüsse	
Cold traps complete	Condensate	Coolant	Dewar	Cold trap joints	Art. No.
Type	theoret.cap.	theoret.cap.	Type	joints	

Typ KF 29-NW 16	150 ml	1000 ml	12 C	KF NW 16	1731-NW16
Typ KF 29-NW 25	150 ml	1000 ml	12 C	KF NW 25	1731-NW25
Typ KF 29-NW 16-A	150 ml	1000 ml	12 C	KF NW 16	17370-NW16
Typ KF 29-NW 25-A	150 ml	1000 ml	12 C	KF NW 25	17370-NW25


theoret.Vol. = Theoretisches Volumen

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de


Kühlfallen lange Version (Kühlfinger mit KF NW Vakuumflanschen) Cold traps long version (cold finger condenser with KF NW flange)

Kühlfallen lange Version (Kühlfinger mit KF NW Vakuumflanschen)


Einfache Kühlfallen, auch Kühlfinger genannt, sind für Standard-Anwendungen in Verbindung mit Vakuumpumpen. Hierbei werden Feuchtigkeit oder Lösungsmittel im Bereich der chemischen Anwendung auskondensiert. Die Kühlalfe wird hierbei zum Schutz der Vakuumpumpe eingesetzt. Die Besonderheit bei diesem Aufbau ist, dass der Anwender kein Stativ zum Halten der Kühlalfe benötigt. Die Kühlalfe besitzt einen Wulst, mit dem sie in den Auflagerung des Dewargefäßes eingehängt wird. Ein schnelles Wechseln der Kühlalfe ist somit ohne Probleme möglich. Die Vakuumkleinflansche aus Glas ermöglichen das Anschließen an Pumpstände mit metallischen Vakuum-Kleinflanschen.

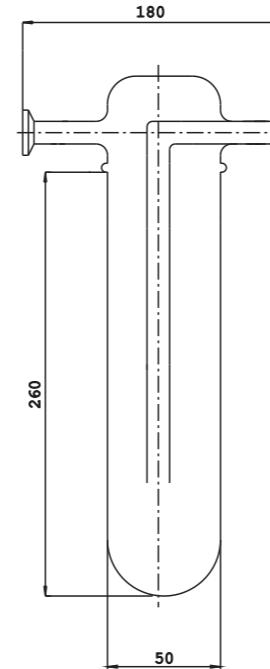


Kühlfalle für KFL 29-NW 16
Cold trap for KFL 29-NW 16

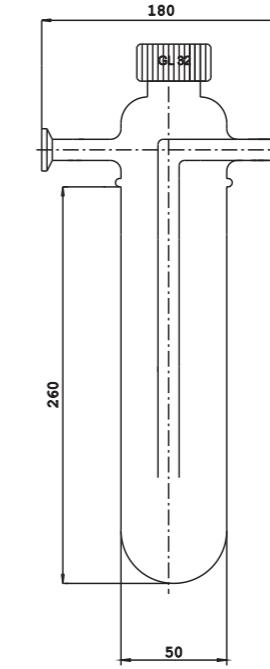

Kühlfalle für KFL 29-NW 16-A
Cold trap for KFL 29-NW 16-A

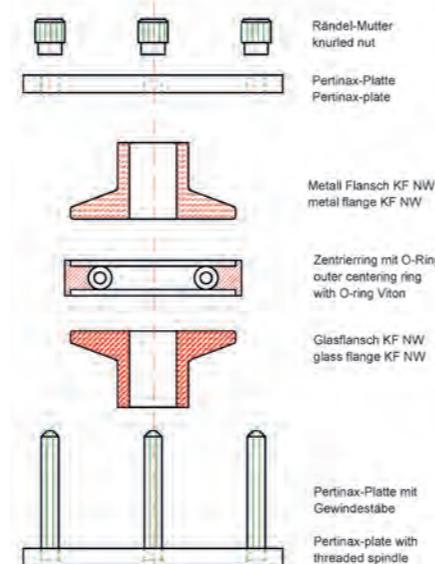

Aufbau der KF NW
Verbindungen
Configuration of the
NW connection

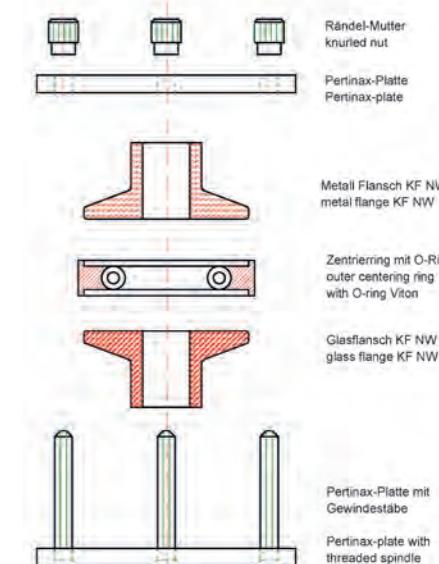

Aufbau der KF NW
Verbindungen
Configuration of the
NW connection




Kühlfalle komplett Typ KFL 29-NW 16
Cold trap compl. Type KFL 29-NW 16


Kühlfallen, zweiteilig, in kurzer und langer Version Cold traps, two sections, in short and long version

Kühlfalle, zweiteilig, in kurzer und langer Version


Eine besondere Ausführung sind zweiteilige Kühlfallen in der Standard- und in der langen Version, mit einem NS 45/40 Kegelschliff als Verbindungsteil. Bei diesen Kühlfallen kann der Kondensatraum vom Oberteil der Kühlfallen getrennt werden. Somit ist die Entnahme des Kondensates und das Reinigen der Kühlfallen sehr leicht durchzuführen. Diese Ausführung eignet sich auch für einen festen Einbau der Kühlfallen in eine Apparatur, da zur Kondensat-leerung nur das Unterteil von der Kühlfallen abgenommen werden muss. Das Verbindungsteil NS45/40 wird mit einer Federstahlklemme gesichert und ist im Lieferumfang enthalten.

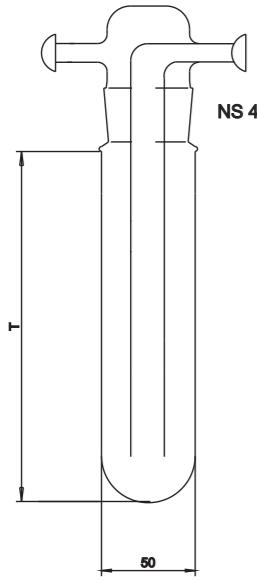

Kühlfalle für KF 29-Z
Cold trap for KF 29-Z

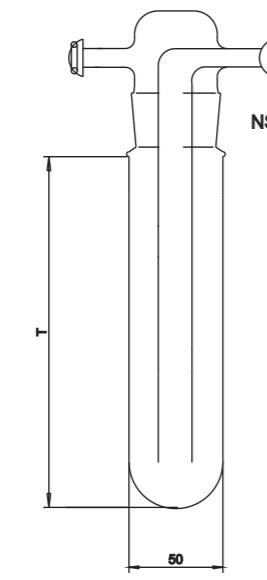

Kühlfalle für KF 29 O-Z
Cold trap for KF 29 OK

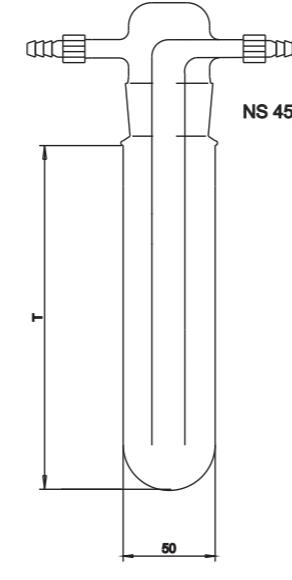

Kühlfalle für KF 29-GL-Z
Cold trap for KF 29-GL-Z

Kühlfinger kurze Version, zweiteilig mit Dewar und Kunststoffring Cold trap in short version, two section with Dewar and plastic ring	Länge T	Kondensat theoret.Vol. Condensate theoret.vol.	Kühlmittel theoret.Vol. Coolant theoret.vol.	Art.Nr.
Typ KF 29-K-Z	205	150 ml	1000 ml	17400
Typ KF 29-OK-Z	205	150 ml	1000 ml	17401
Typ KF 29-GL-Z	205	150 ml	1000 ml	17402
Kühlfinger langer Version, zweiteilig mit Dewar und Kunststoffring Cold trap in long version, two section with Dewar and plastic ring	Länge T	Kondensat Volumen Condensate theoret.cap.	Kühlmittel Volumen Coolant theoret.cap.	Art.Nr.
Typ KFL 29-K-Z	260	250 ml	2000 ml	17410
Typ KFL 29-OK-Z	260	250 ml	2000 ml	17411
Typ KFL 29-GL-Z	260	250 ml	2000 ml	17412


theoret.Vol. = Theoretisches Volumen
theoret.cap. = theoretical capacity

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de



Kühlfalle komplett
Type KF 29-GL-Z
Cold trap complete
Type KF 29-GL-Z

Große Kühlfallen in Sondergrößen nach Kundenwunsch Bigger cold traps, produced to customer's specifications

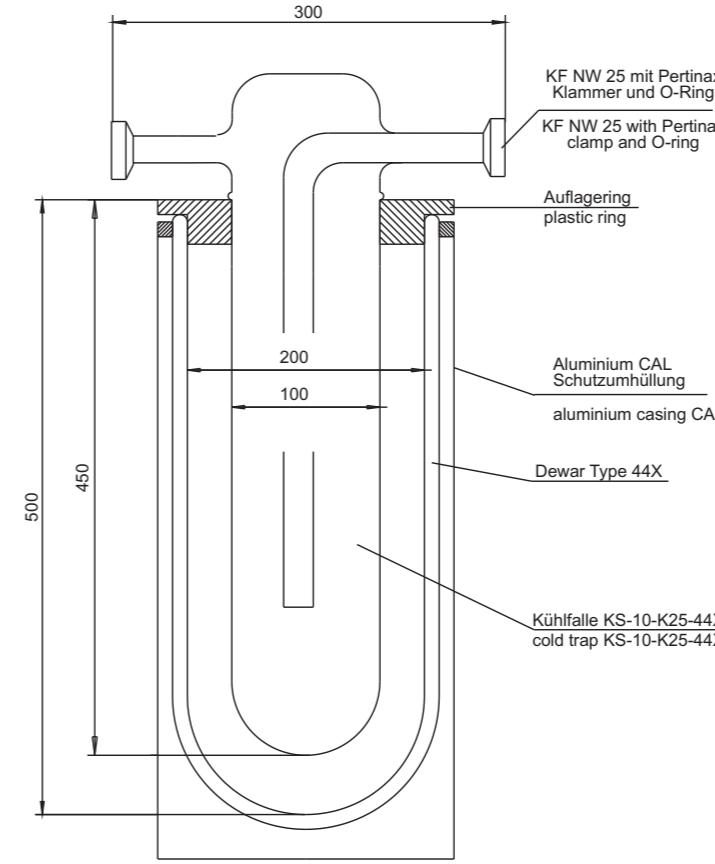

Sonderkühlfalle Typ KFS-10-K25-44X

Technische Daten

Kühlfalle

Kondensatmenge, theoretisch 2,2 Liter
Kondensatmenge, realistisch 1,1 Liter

Dewar

LN2 Kühlmittel max. 8,1 Liter

Custom-made glass cold trap
Type KFS-10-K25-44X


Technical data

Cold trap

calculated condensate capacity: 2,2 litres
realistic condensate capacity: 1,1 litre

Dewar flask

maximum capacity of coolant: 8,1 litres

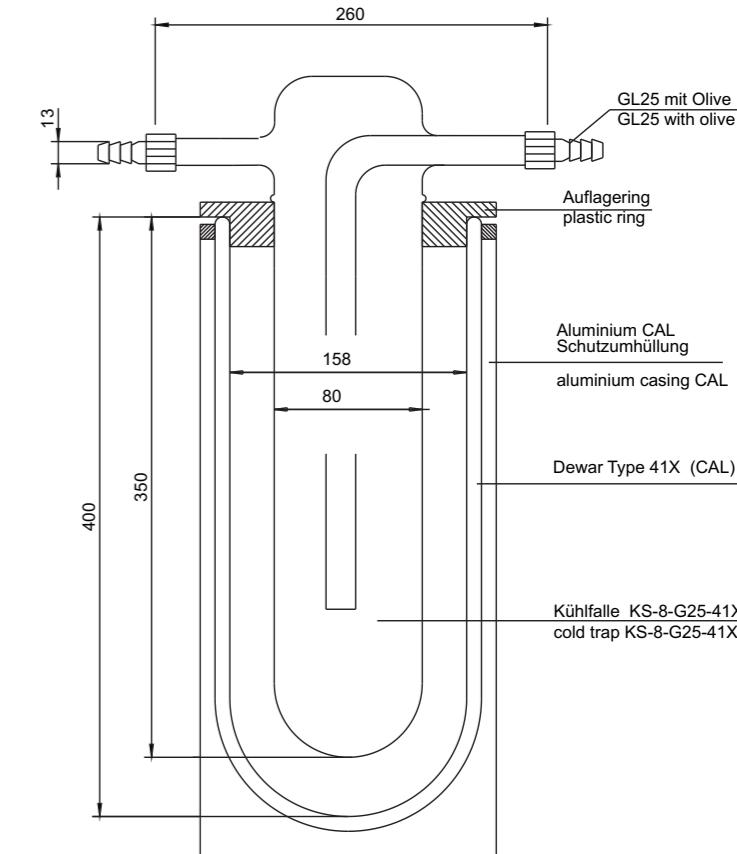

Sonderkühlfalle Typ KFS-8-G25-41X

Technische Daten

Kühlfalle

Kondensatmenge, theoretisch 1,2 Liter
Kondensatmenge, realistisch 0,6 Liter

Dewar

LN2 Kühlmittel max. 4,6 Liter

Custom-made glass cold trap,
Type KFS-8-G25-41X

Technical data

Cold trap

calculated condensate capacity: 1,2 litre
realistic condensate capacity: 0,6 litre

Dewar flask

maximum capacity of coolant: 4,6 litres

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de

Kühlfalle aus V2A Typ KF 54 V mit Dewargefäß Cold trap made of stainless steel Type KF 54 V with Dewar flask



Kühlfalle / Cold trap
Typ / Type
KF 54 V-K16-Z-DSS2000



Kühlfalle / Cold trap
Typ / Type
KF 54 V-K16-Z-18C



Kühlfalle / Cold trap
Typ / Type
S 54 V-K16-Z

Technische Daten

Dewargefäß Typ 18 C
oder
Dewargefäß Typ DSS 2000
Edelstahl / Chromnickelstahl

Auflagering = PE, weiß, zweiteilig

Technische Daten der Kühlfalle
Anschlüsse der Kühlfalle = KF NW 16
Kühlfalle zweiteilig KF NW 50

Kühlfalle Material V2A
V2A / 1.4301

Druckbereich der Kühlfalle
Vakuum bis 10^{-6} mbar
Druck bis 3 bar Überdruck

Technical Data


Dewar flask Type 18 C
or
Dewar flask Type DSS 2000
stainless steel

Plastic ring = PE, white, two-parted

Description of the cold trap
connectors of the cold trap = KF NW 16
cold trap two-parted with KF NW 50

Cold trap material
V2A / 1.4301

Pressure range of the cold trap
up to 3 bar excess pressure
vacuum up to 10^{-6} mbar

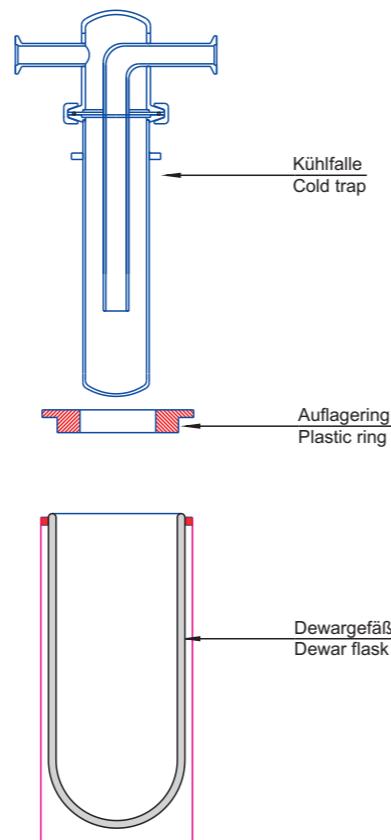

Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de

Kühlfalle aus V2A Typ KF 54 V mit Dewargefäß Cold trap made of stainless steel Type KF 54 V with Dewar flask

Kühlfallen komplett	Kondensat Volumen	Kühlmittel Volumen	Dewar Typ	Kühlfallen Anschlüsse	Best. Nr.
Cold traps complete	Condensate capacity	Coolant capacity	Dewar Type	Cold trap joints	Art. No.
Typ KF 54V-K16-Z-18C	200 ml	1,6 Liter	18 C	KF NW 16 (iø 16)	17110
Typ KF 54V-K16-Z-DSS2000	200 ml	1,2 Liter	DSS 2000	KF NW 16 (iø 16)	17111
Typ KF 54V-K25-Z-18C	200 ml	1,6 Liter	18 C	KF NW 25 (iø 16)	17112
Typ KF 54V-K25-Z-DSS2000	200 ml	1,2 Liter	DSS 2000	KF NW 25 (iø 16)	17113




CO2-Gitter mit
Auflagering(zweiteilig)
Co2 wire basket with
plastic ring (two parted)

Kühlfalle zweiteilig
Cold trap two parted



Kühlfallen komplett mit CO2 Gitter	Kondensat Volumen	Kühlmittel Volumen	Dewar Typ	Kühlfallen Anschlüsse	Best. Nr.
Cold traps complete with CO2 wire basket	Condensate capacity	Coolant capacity	Dewar Type	Cold trap joints	Art. No.
Typ KF 54V-K16-Z-18C-CO2	200 ml	1,6 Liter	18 C	KF NW 16(iø 16)	17130
Typ KF 54V-K16-Z-DSS2000-CO2	200 ml	1,2 Liter	DSS 2000	KF NW 16 (iø 16)	17131
Typ KF 54V-K25-Z-18C-CO2	200 ml	1,6 Liter	18 C	KF NW 25 (iø 16)	17132
Typ KF 54V-K25-Z-DSS2000-CO2	200 ml	1,2 Liter	DSS 2000	KF NW 25 (iø 16)	17133

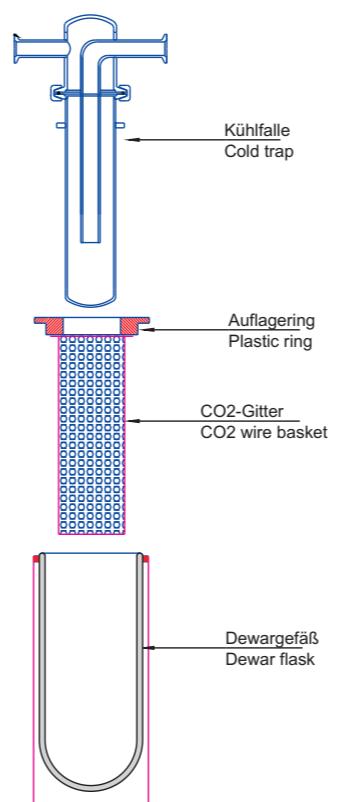

Dewar mit CO2-Gitter und Auflagering
Dewar flask with Co2 wire basket and plastic ring



Ersatzteile auf Anfrage oder im Kühlfallenkatalog unter www.kgw-isotherm.de
Accessories on request or on our Homepage under www.kgw-isotherm.de

Hochleistungskühlfalle aus V2A „groß“
High performance cold trap „large“



Kühlfalle / Cold trap
 Typ KF ISO-K100-Z-33C

Leistungsmerkmale

- Kühlfalle aus V2A, Kondensatkapazität von ca. 1,5L
- Umlenkbleche für optimierte Kondensation
- zuverlässige und leichte Handhabung
- Schutzumhüllung der Dewargefäße aus Glas sind Metall blau
- Kühlmedium CO₂ (ca.77°C) mit Lösungsmittel (CO₂-Gitter notwendig)
- Dewargefäße aus Glas nach DIN EN ISO16496 Kühlmittelvolumen ca. 16L mit Dewargefäß aus Edelstahl ca. 18L Kühlmittelvolumen
- kein Stativmaterial zum Halten der Kühlfalle notwendig, beschichtet oder Aluminium Stucco
- Kühlmedium, LN₂ (ca.-196°C)

Artikelbeschreibung

Dewargefäß Typ 33 C zuzüglich passendem Auflagering und Hochleistungskühlfinger S-K100-Z

Optional

Auch mit CO₂ Gitter und Dewargefäß Typ 33 CAL (Stukko-Aluminiumumhüllung) verfügbar

Dewargefäß aus Edelstahl Typ DSS-D250/450 zuzüglich passendem Auflagering und Hochleistungskühlfinger S-K100-Z

Auch mit CO₂ Gitter für Trockeneiskühlmedium

Typ ISO-K100-Z
type ISO-K100-Z

Characteristics

- Cold trap out of V2A stainless steel with a condensate capacity of approximately 1,5L
- baffles for optimized condensation
- reliable and easy handling
- no stand material for holding the cold trap necessary
- Dewar flasks made of glass according to DIN EN ISO16496 and a capacity of 16L, the stainless steel Dewar flask has a capacity of 18L
- protective casing of glass Dewar flask made of blue coated metal, aluminum stucco or stainless steel
- for liquid cooling agents, e.g. LN₂ (approx. -196°C)
- for solid cooling agents CO₂ with solvent (CO₂-wire basket necessary)

Article description

Dewar flask type 33C with suitable supporting ring and high performance cold trap S-K100-Z

Optional

Also available with CO₂ wire basket and Dewar flask 33CAL (with Stucco-aluminium) casing

Dewar flask out of stainless steel type DSS-D250/450 with suitable supporting ring and high performance cold trap S-K100-Z

Also available with CO₂ wire basket for dry ice cooling

Hochleistungskühlfalle aus V2A „groß“
High performance cold trap „large“



Kühlfalle / Cold trap
 Typ KF ISO-K100-Z-33CAL-CO₂



Kühlfinger / Cold trap
 Typ S-K 100-Z

zweiteilig mit / two parted with KF NW 25



Kühlfalle / Cold trap
 Typ KF ISO-K100-Z-DSS-D250/450-CO₂

Typ ISO-K100-Z
type ISO-K100-Z

Technische Daten

Kühlfalle Cold trap	Kondensatz Condensate	Kühlmittel Coolant	Dewar	Kühlfalle / Cold trap	Art. Nr. / Art. No.
Type	Volumen / capacity	Volumen / capacity	Typ / Type	Anschlüsse joints	
KF ISO-K100-Z-33C	1,5 l	16 l	33 C	KF NW 25	17150
KF ISO-K100-Z-DSS-D250/450	1,5 l	18 l	DSS-D250/450	KF NW 25	17151
KF ISO-K100-Z-33CAL-CO ₂	1,5 l	16 l	33 CAL	KF NW 25	17152
KF ISO-K100-Z-DSS-D250/450-CO ₂	1,5 l	18 l	DSS-D250/450	KF NW 25	17153

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Chemiepumpstand mit zwei Kühlfallen
Chemistry pump device with two cold traps

Typ CP



Lieferumfang ohne Vakuumpumpe / Delivery without vacuum pump
 Technische Änderungen vorbehalten / All rights reserved for technical changes

Anwendung

- vielfältige Anwendung im Labor z.B. bei:
 - Trocknungsprozessen
 - Kondensationsprozessen
 - Vakuumtechnik
 - Gasreinigung

Vorteile

- kompakte Bauweise
- einfache Handhabung
- geeignet für aggressive Medien
- Glasbauteile aus Borosilikatglas 3.3
- O-Ring gedichtete Kugelschiffe inkl. Gabel-Klammern
- fahrbares Gestell
- Tischplatte aus PE
- paralleler Betrieb über 2 Kühlfallen. Bei Ausfall einer Kühlfalle arbeitet die andere Kühlfalle weiter.
- wechselseitiger Betrieb (1 Kühlfalle). Durch die Ventileinstellung wird die eingesetzte Kühlfalle ausgewählt.

Artikelnummer

Typ mit Manometer: CP 1
 Artikel Nr.: 1707

Typ ohne Manometer: CP 2
 Artikel Nr.: 1708

Applications

- flexible applications in laboratory e.g. for:
 - drying processes
 - condensation processes
 - vacuum technology
 - gas cleaning

Advantages

- compact design
- easy handling
- suitable for aggressive mediums
- glass components in Borosilicate 3.3
- O-ring sealed spherical joints incl. fork clamps
- mobile rack
- PE table board
- parallel operation with 2 cold traps. On failure of one cold trap the other cold trap keeps on working
- alternate operation with 1 cold trap. The cold trap in use is chosen by the valve adjustment

Article number

Type with manometer: CP 1
 Article No.: 1707

Type without manometer: CP 2
 Article No.: 1708

Chemiepumpstand mit einer Kühlfalle und Pumpgabel mit Belüftung
Chemistry pump device with one cold trap and pump fork with aeration

GP3



Lieferumfang ohne Vakuumpumpe / Delivery without vacuum pump
 Technische Änderungen vorbehalten / All rights reserved for technical changes

Chemiepumpstand GP3 mit einer Kühlfalle und Pumpgabel mit Belüftung

Der Pumpstand GP3 ist ein fahrbarer Chemiepumpstand mit einer Kühlfalle und einer Pumpgabel mit einer separaten Belüftungsleitung. Die Pumpgabel hat 4 einzeln schaltbare Vakuumventile und zusätzlich 4 einzeln schaltbare Belüftungsventile, so dass jeder einzelne Probebehälter von der Pumpgabel an- oder abgekoppelt werden kann. Durch diesen Aufbau kann jeder einzelne Probebehälter von der Vakuumpumpe abgekoppelt oder belüftet werden, ohne dass das Vakuum der anderen Probebehälter beeinträchtigt wird. Der Typ GP3 besitzt einen Kleinfansch KF-NW 16 mit Vakuum-Manometer. Statt des Vakuum-Manometers kann auch ein elektronisches Vakuummessgerät angeschlossen werden. Der Pumpstand wird standardmäßig ohne Vakuumpumpe geliefert.


Typ GP3 mit Manometer
 Best. Nr. 17530

Chemistry pump device GP3 with cold trap and pump fork with aeration

Type GP3 is a mobile chemistry pump stand with a cold trap and a pump fork with a separate aeration cell. The pump fork has four independently switched vacuum valves and additionally four independently switched aeration valves, so that every sample holder can get individually evacuated or aerated. Through this type of assembling, every sample holder can get disconnected or aerated separately without affecting the vacuum of the other sample holders. Type GP3 has a small flange KF-NW 16 with vacuum manometer. Instead of the vacuum manometer you can also connect an electronic vacuum gauge. The pump stand will be delivered as standard without suitable vacuum pump.

Type GP 3 with manometer
 Art. No. 17530

Pumpgabeln / Schlenklines Pump forks / Schlenklines

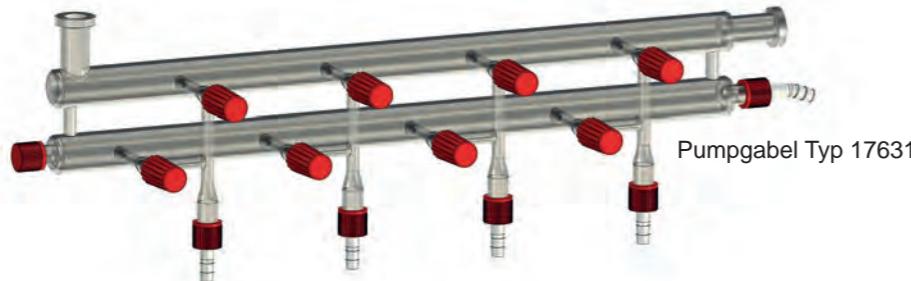


Pumpgabel Typ 17631



Pumpgabel Typ 17631-HV

Pumpgabeln / Schlenklines Pump forks / Schlenklines

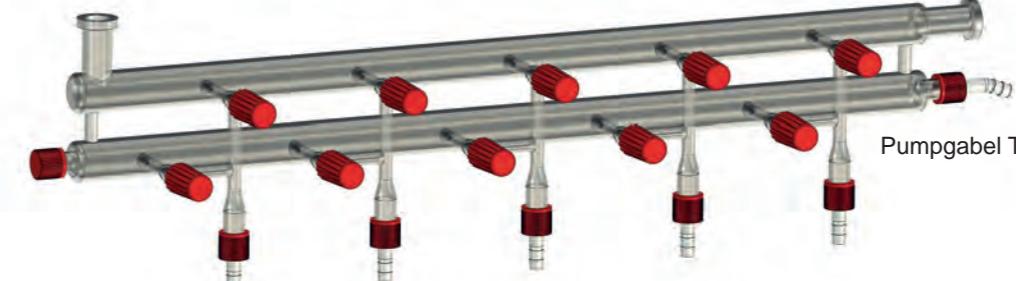

Pumpgabel Typ 17633



Pumpgabel Typ 17633-HV

Anwendungsbereiche

Zum Auskondensieren von Wasser, Lösungsmitteln oder Gasen in Verbindung mit einer Vakuumpumpe

Leistungsmerkmale

- Zuverlässige und leichte Handhabung
- Borosilikatglas 3.3 gemäß ISO 3585 (DURAN)
- Produram Ventil mit O-Ringdichtung
- Leichte Demontage und Reinigung der Ventile
- Austauschbarer Ventilstempel
- Individuell konfigurierbar

Vakuum Anschlussvarianten der Pumpgabel / Schlenkline

- Glasgewinde mit Kappe und PTFE Olive (GL 18 oder GL14)
- Kleinflansche aus Glas (KF NW 16/ NW25)
- Planflansche (DN 25, usw.)
- Normschliffe (konische Schliffverbindungen z.B. NS 29/32)
- Kugelschliffe Standard S29 mit zusätzlicher O-Ringdichtung

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Area of application

For condensating water, solvents or gases in connection with a vacuum pump

Characteristics


- Reliable and easy handling
- Borosilicate glass 3.3 according to ISO 3585 (DURAN)
- Produram valve with o-ring valve
- Easy disassembly and cleaning of the valves
- Interchangeable valve stamp
- Individually configurable

Vacuum connections for the pump fork / schlenkline

- glass threads with screw-on cap and PTFE olive, e.g. GL18
- vacuum glass flanges, e.g. KF NW 16
- plane flanges, e.g. DN 25
- conical ground joints NS 29/32
- spherical ground joints S 29
- spherical ground joints Rotulex S 29 with O-ring seal

Bezeichnung und Bestelldaten

Typ Type	Anschluss Vakuumpumpe Connection vacuum pump	Anschlüsse Connections	Seitliche Anschlüsse side connections	Artikel. Nr. Article. No
Pumpgabel mit Belüftung / Pump fork with ventilation	KF NW 16	4 x GL18 mit olive / with olive	1x GL18 mit Verschlusskappe 1x GL18 with Sealing cap 1x GL18 mit schräger Olive 1x GL18 with angled olive	17631
Pumpgabel HV m. Belüftung / Pump fork HV with ventilation	KF NW 16	4 x GL18 mit olive / with olive	1x GL18 mit Verschlusskappe 1x GL18 with Sealing cap / 1x GL18 mit schräger Olive 1x GL18 with angled olive	17631-HV
Pumpgabel mit Belüftung / Pump fork with ventilation	KF NW 16	5 x GL18 mit olive / with olive	1x GL18 mit Verschlusskappe 1x GL18 with Sealing cap 1x GL18 mit schräger Olive 1x GL18 with angled olive	17633

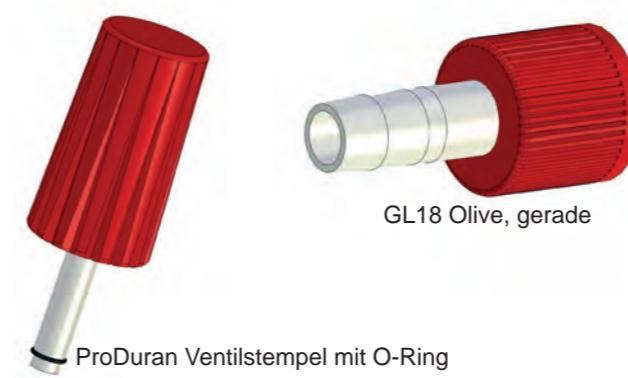

ProDuran Ventilstempel mit O-Ring

Zubehör

Bezeichnung Article No.	Artikel Nr. Article No.
GL 18 Olive	17331
Pertinax-Verschraubung KF 10/16	17315
Pertinax-Verschraubung KF 20/25	17316
Zentrier- und O-Ring KF 10/16	17320
Zentrier- und O-Ring KF 20/25	17321
Ersatzteil für Ablaufventil	17701
Ersatz O-Ring Viton	17702

Automatische Niveauregulierungssysteme für flüssigen Stickstoff Automatic level control systems for liquid nitrogen



Automatische Niveauregulierung von flüssigem Stickstoff in einem Dewargefäß

Bei vielen kryotechnischen Anwendungen, wie Schrumpfen von Wellen und Buchsen in LN2, tiefkühlen von Bauteilen oder biologischen Proben, Einsetzen von LN2 als Kühlmittel bei Kühlfallen, Kalibrieren von Fühlern in LN2, usw., ist es wichtig, einen konstanten LN2-Flüssigkeitsspiegel zu halten. Das ist mit dem LN2 Level Control von KGW-ISOTHERM realisierbar. Mit diesem LN2 Level Controller kann der LN2-Füllstand zwischen einem Minimum- und einen Maximum-Sensor eingestellt und konstant gehalten werden. Der KGW-ISOTHERM LN2 Level Control kann an nahezu jeden LN2-Behälter angeschlossen werden.

Die LN2 Niveauregulierung arbeitet wie folgt:

Sinkt der LN2-Pegel unterhalb des Minimum-Fühlers, wird ein Signal an den Level Controller gesendet. Der Level Controller öffnet dann ein 24 Volt LN2-Magnetventil, das am Entnahmehuber des LN2-Vorratsbehälters angeschlossen ist. Durch den im LN2-Vorratsbehälter vorhandenen Überdruck wird das LN2 aus dem Behälter herausgedrückt und durch eine Transferleitung zum Arbeitsdewargefäß geleitet. Das in das Arbeitsdewargefäß einfließende LN2 hebt den Flüssigkeitsspiegel an, bis der Maximum-Führer in das LN2 eintaucht. Der Maximum-Führer wird dadurch abgekühlt und gibt ein Signal an den Level Controller. Dieser schaltet daraufhin das Magnetventil stromlos, so dass dieses schließt und die LN2-Versorgung unterbrochen wird. Wenn nach einiger Zeit der LN2-Pegel wieder unter den Minimumfühler abgefallen ist, wiederholt sich der oben beschriebene Vorgang von neuem.

Automatic level control of liquid nitrogen in a Dewar flask

In many cryogenic applications, such as shrinking of shafts and bushings in LN2, freezing of components or biological samples, using of LN2 as a coolant in cold traps, calibrating of sensors in LN2, etc., it is important to maintain a constant LN2 liquid level. This is achieved with the LN2 level control of KGW-ISOTHERM. With help of our LN2 level control, it is possible to keep a constant level of LN2 between the minimum and maximum sensor inside the flask. The KGW LN2 level control can be connected to almost every LN2 container.

The LN2 level control operates as follows:


If the LN2 level is sinking below the minimum sensor, a signal will be sent to the level control system. The LN2 level control opens the 24V LN2 magnetic valve, which is located at the transfer siphon which is connected at the LN2 storage container. Because of the over pressure inside of the LN2 storage container the LN2 will be pushed out the container and passes through a transfer line to the working Dewar Flask. The LN2 will float the working Dewar Flask until the maximum sensor will be dipped into the LN2 level. The maximum sensor is cooled as a result and gives a signal to the level controller. This will switch off the magnetic valve power supply so that the valve closes until the LN2 level will sink below the minimum sensor. Then the process described above will be repeated again.

Automatische LN2-Niveauregulierung für manuelle Schrumpfungsvorrichtungen

Um manuelle oder automatische Verbindungen durch Schrumpfung sicher zu stellen, ist es wichtig, dass immer eine ausreichende Kühlung der zu schrumpfenden Bauteile gewährleistet ist. Beim Schrumpfen von Buchsen oder Wellen, wird meistens LN2 als Kühlmittel eingesetzt. Durch ein automatisches LN2 Niveauregelsystem kann die notwendige Kühlung mittels LN2 sichergestellt werden. Eine sichere Funktion der Schrumpfung ist somit gewährleistet.



Automatische LN2-Niveauregulierung für manuelle Schrumpfungsvorrichtungen mit zwei Halter für die zu schrumpfenden Buchsen, Dewarflask, Deckel, Abgasrohr und einem 35 Liter LN2 Behälter. Best. Nr. 2760-35

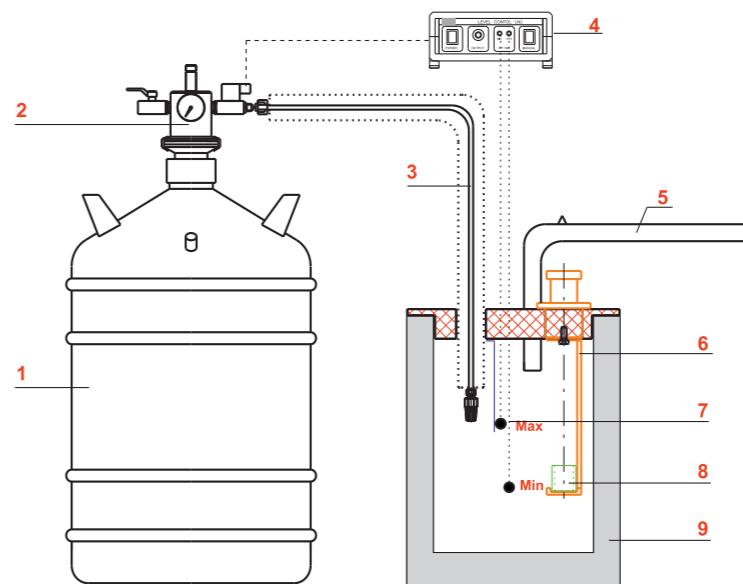

Automatic LN2 - level control devices for manual shrinking

To make manual or automatic connections safely through shrinking, it is important that a sufficient cooling is ensured at the shrinking components. LN2 is usually used as coolant for shrinking bushes or shafts. With help of an automatic LN2 level control system the necessary cooling can be ensured. The cooling via LN2 can be secured for the shrinking process.

- 1) LN2 Vorratsbehälter
- 2) Heber mit Magnetventil
- 3) Transferleitung
- 4) LN2 Level Controller
- 5) Abgasrohr
- 6) Buchsen Halter
- 7) Minimum-/ Maximum-Fühler
- 8) zu schrumpfende Buchse
- 9) Arbeitsdewargefäß

- 1) LN2 Storage container
- 2) Siphon with magnetic valve
- 3) Transfer line
- 4) LN2 level control
- 5) Exhausting pipe
- 6) Bushes holder
- 7) Min. max. sensor
- 8) Sample / probe for shrinking
- 9) Working Dewar flask


Automatic LN2 - level control devices for manual shrinking with two holder for the shrinking bushes, Dewar flask, lid, gas outlet tube and LN2 store vessel with 35 litre. Art.No. 2760-35



Automatische LN2 - Niveauregulierung bei Kühlfallen-Anwendungen Automatic LN2 - level control devices for manual shrinking



Automatische LN2 - Niveauregulierung mit einer Glas Kühlfalle Typ SL29-GL-A, Dewargefäß, Deckel, Abgasrohr und einem 25 Liter LN2 Behälter. Best. Nr. 2755-25

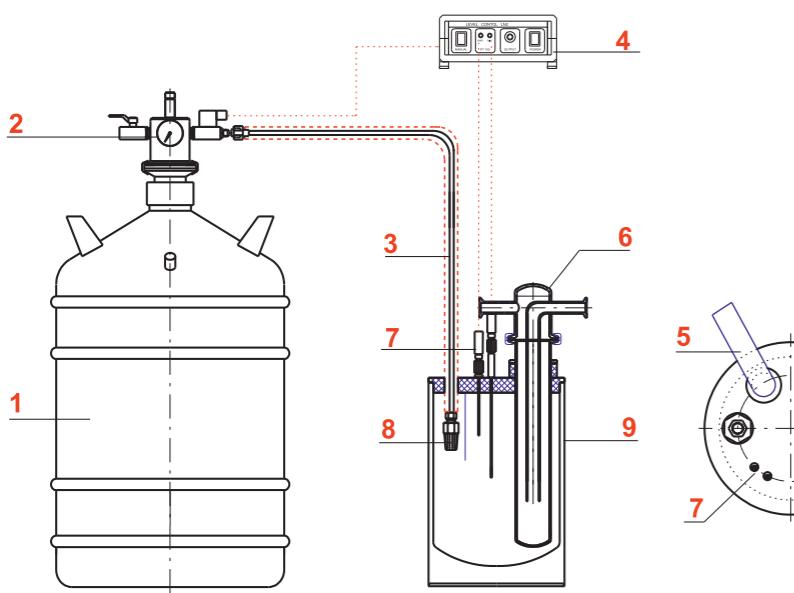

- 1) LN2 Vorratsbehälter
- 2) Heber mit Magnetventil
- 3) Transferleitung
- 4) LN2 Level Controller
- 5) Abgasrohr
- 6) Kühlfalle
- 7) Minimum-/ Maximum-Fühler
- 8) Phasenseparator
- 9) Dewargefäß


- 1) LN2 Storage container
- 2) Siphon with magnetic valve
- 3) Transfer line
- 4) LN2 level control
- 5) Exhausting pipe
- 6) Cold tap
- 7) Min. max. sensor
- 8) Phase separator
- 9) Dewar flask




Automatische LN2 - Niveauregulierung mit einer Edelstahl Kühlfalle Typ S 54V-K16-Z, Dewargefäß, Deckel, Abgasrohr und einem 25 Liter LN2 Behälter. Best. Nr. 2750-25

Automatic LN2 - level control with a stainless steel cold trap S 54V-K16-Z, Dewar flask, lid, gas outlet tube and LN2 store vessel with 25 litre. Art.No. 2750-25

Anwendungsbeispiele Application Examples

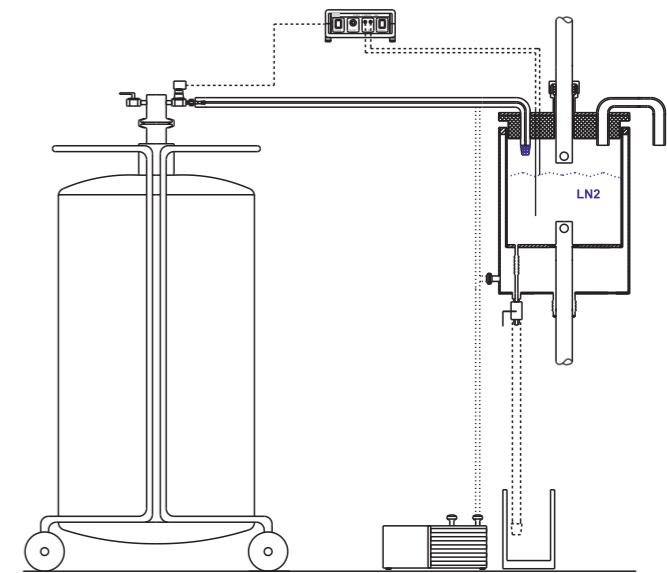


Automatische LN2-Niveauregulierung an einem Dewargefäß für Zugversuche
Automatic LN2 - level control devices on a Dewar flask for a tension test

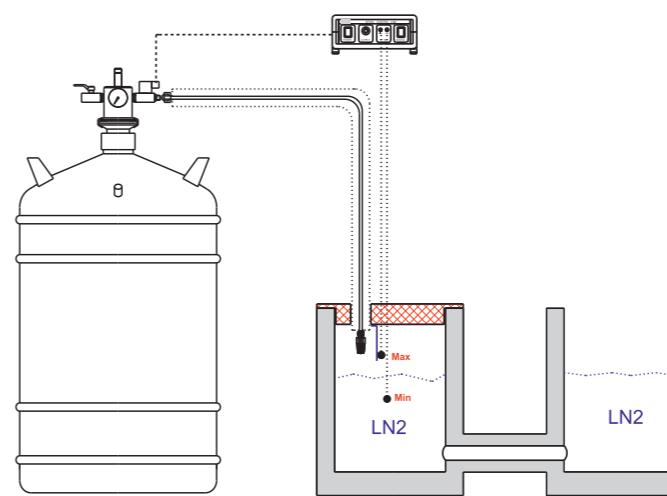

Automatische LN2-Niveauregulierung mit einem korrespondierenden Dewargefäß
Automatic LN2 - level control devices with a corresponding Dewar flask



Automatische LN2-Niveauregulierung mit zwei Dewargefäßen
Automatic LN2 - level control devices with two Dewar flasks

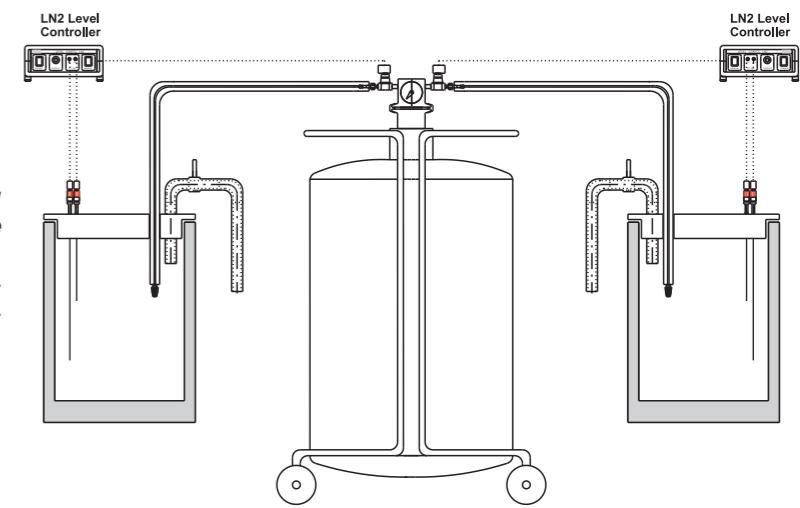

Niveauregelgerät für flüssigen Stickstoff Level control for liquid nitrogen



Art. Nr. 1301



Art. Nr. 1305



Art. Nr. 1304

Anwendung

- Niveauregelung von flüssigem Stickstoff (LN2) in offenen Dewar-Gefäßen
- automatische Nachfüllvorrichtung für flüssigen Stickstoff (LN2)
- Das Gerät öffnet zur Befüllung das Magnetventil am Vorrats-tank

Vorteile

- manuelle oder automatische Befüllung
- Kabelbruchssicherung der Sensoren
- optische Anzeige des Schalt-zustandes
- akustische und optische Fehleranzeige

Lieferumfang LEVEL CONTROL LN2

- zwei Temperaturfühler PT 100 (Minimum-, Maximum-Sensoren)
- Regelgerät mit:
- Anschluss LN2-Magnetventil(24V)
- Sensor-Funktionsüberwachung

Artikelnummer

Typ: LEVEL CONTROL LN2
Art.Nr.: 1301

Application

- Level control of liquid nitrogen (LN2) in unsealed Dewar flasks
- Automatic refill device for liquid nitrogen (LN2)
- For refilling, the controller opens the magnetic valve at the reservoir tank

Advantages

- manual or automatic refill
- cable break saving of sensors
- visual indicator of switching status
- audible and visual error display


Delivery LEVEL CONTROL LN2

- two temperature sensors PT 100 (minimum-, maximum sensors)
- Controller incl.:
- socket LN2-magnetic valve (24V)
- function control for sensor

Article number

Type: LEVEL CONTROL LN2
Art.No.: 1301

Niveauregelgerät für flüssigen Stickstoff Level control for liquid nitrogen

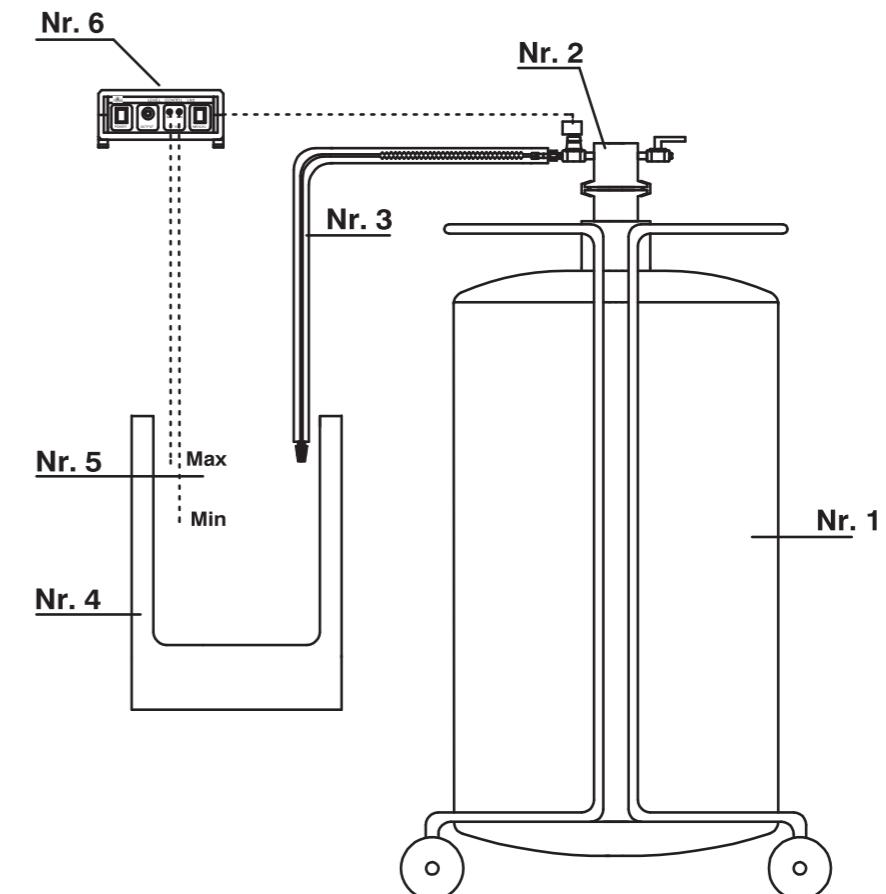

Komponenten

- 1) LN2 Vorratsbehälter
- 2) LN2 Entnahmehuber
- 3) LN2 Befüllleitung
- 4) Arbeitsdewar
- 5) Min.- Max. Fühler
- 6) LN2 Level Controller

Zubehör

- Temperaturfühler PT 100
Art.Nr: 1302
- Magnetventil für flüssigen Stickstoff (LN2) (24 V)
Art.Nr: 1303
- LN2 Entnahmehuber mit Magnetventil für Vorratsbehälter mit Sicherheitsarmatur TYP 1
Art.Nr: 1304
- LN2 Entnahmehuber mit Magnetventil für Vorratsbehälter ohne Sicherheitsarmatur TYP 2
Art.Nr: 1305

Components

- 1) LN2 storage container
- 2) LN2 transfer siphon
- 3) LN2 transfer tube
- 4) Working Dewar flask
- 5) Min.- max. sensors
- 6) LN2 Level Controller

Accessories

- Temperature sensor PT 100
Art.Nr: 1302
- Magnetic valve for liquid nitrogen (LN2) (24 V)
Art.Nr: 1303
- LN2 transfer siphon with magnetic valve for reservoir tanks with safety device TYPE 1
Art.Nr: 1304
- LN2 transfer siphon with magnetic valve for reservoir tanks without safety device TYPE 2
Art.Nr: 1305

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Automatisches LN2 Niveauregelsystem mit vier Regelführer Automatic LN2 level control system with four control sensors

Anwendung

- Niveauregelung von flüssigem Stickstoff (LN2) in offenen oder geschlossenen Dewar-Gefäßen
- automatische Nachfüllvorrichtung für flüssigen Stickstoff (LN2) mit Füllstandüberwachung
- Das Gerät öffnet und schließt zur Befüllung ein LN2 Magnetventil an einem Lager- und Vorratstank

Vorteile

- manuelle oder automatische Befüllung über Min-Max-Fühler
- mit oberen und unterem Alarmföhler
- Kabelbruchssicherung der Sensoren
- optische Anzeige des Schaltzustandes
- optischer Füllstandsanzeige durch die Regelfühler
- akustische und optische Fehleranzeige
- eine Fühlerlanze mit allen 4 Regelfühler und einem Referenzfühler

Lieferumfang CRYO LC

- Regelgerät mit Anschluss für LN2 Magnetventil (230V AC)
- Option mit Anschluss für LN2 Magnetventil (24V DC) und Sensor-Funktionsüberwachung

Artikelnummer:

Typ/e: CRYO LC für 230V
LN2-Magnetventil,
Art. Nr./ Art. No.:4711-230

Typ/e: CRYO LC für 24V
LN2-Magnetventil,
Art. Nr./ Art. No.:4711-24

Fühlerlanze, Lage der Regelfühler und Länge der Lanze nach Kundenvorgabe
Art. Nr.:4711-L

Application

- Level control of liquid nitrogen (LN2) in open or closed dewar vessels
- automatic refilling device for liquid nitrogen (LN2) with level monitoring
- For filling, the device opens and closes an LN2 supply solenoid valve on a storage and supply tank

Advantages

- manual or automatic filling via Min-Max-sensor
- with upper and lower alarm sensor
- cable breakage protection of the sensors
- optical indication of the switching status
- optical level indication by the control sensors
- acoustic and optical error indication
- one sensor lance with all 4 control sensors and one reference sensor

Scope of delivery CRYO LC




- Control unit with connection for LN2 solenoid valve (230V AC)
- option with connection for LN2 solenoid valve (24V DC) and sensor function monitoring

Article number:

Typ/e: CRYO LC for 230V
LN2-magnetic valve,
Art. Nr./ Art. No.:4711-230

Typ/e: CRYO LC for 24V
LN2-magnetic valve,
Art. Nr./ Art. No.:4711-24

Sensor lance, position of the control sensors and length of the lance according to customer specification
Art. No 4711-L

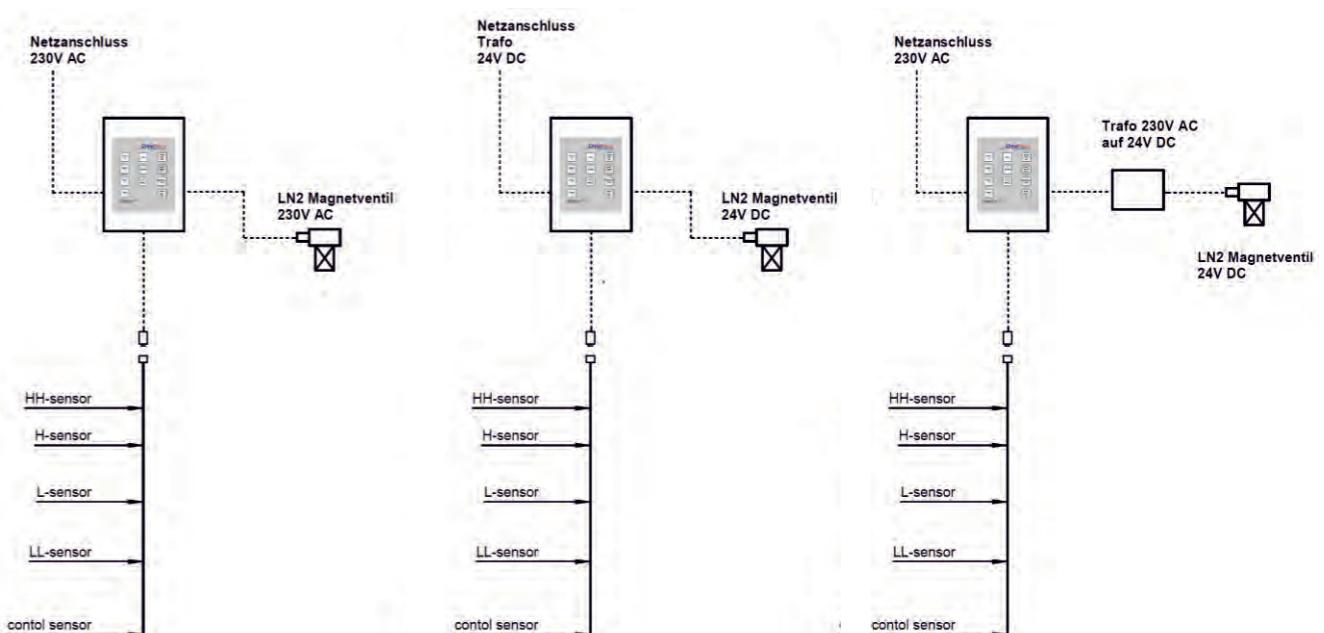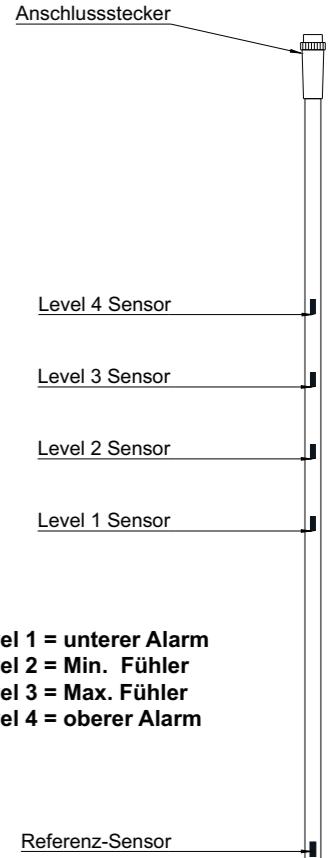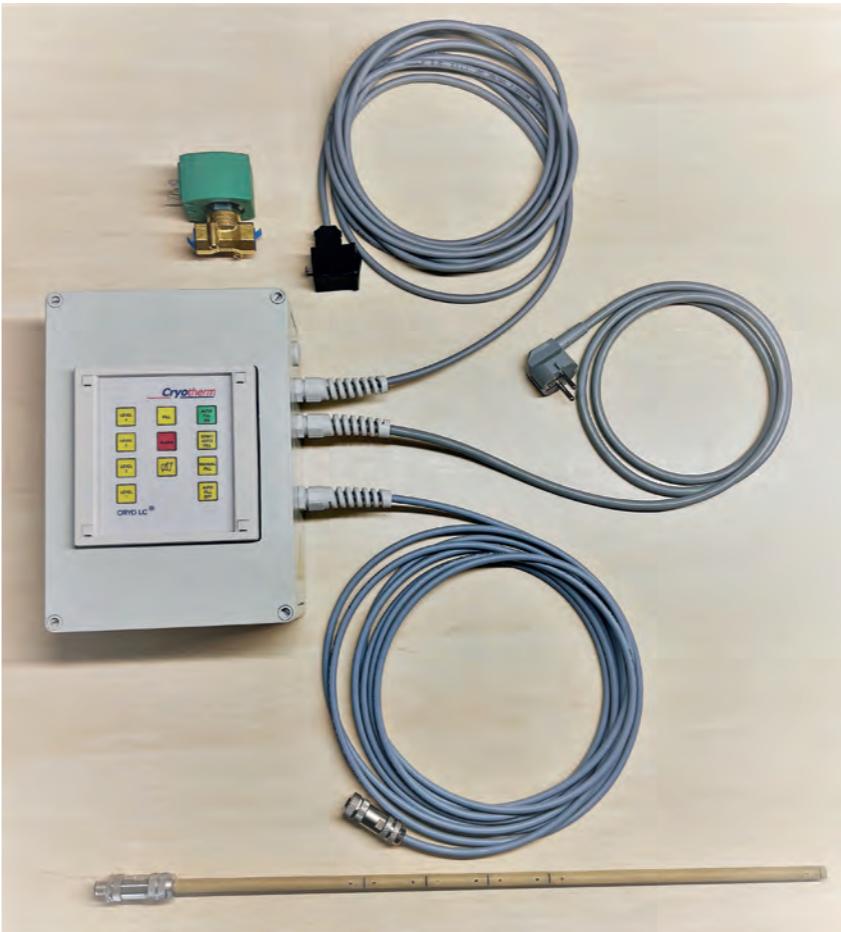

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Niveauregelgerät für flüssigen Stickstoff Level control for liquid nitrogen



LN2 Niveauregulierung mit einem Edelstahldewargefäß
LN2 level control with stainless steel Dewar flask



LN2 Behälter auf einem Rollwagen mit großen Rädern
LN2 cryo vessel on a rolling track with big rollers



Elektrischer Gaserzeuger für einen Druckaufbau
Electrical gas generator for pressure

LN2 Behälter mit Befüllflansch LN2 cryo vessel with a fill-in flange



LN2 Behälter mit Befüllflansch
LN2 cryo vessel with a fill-in flange

Zubehör / Accessoires

Befüllleinrichtung


Die Befüllleinrichtung ermöglicht das Befüllen eines Stickstoffbehälters ohne den Heber vom Behälter zu entfernen.
Die Einrichtung besteht aus:

- 1) Dem Befüllflansch mit LN2-Ventil, Abgasventil, Übergangsverschraubung, O-Ring und Spannring für NW 50.
Befüllflansch **Best. Nr.: 2606**
- 2) Dem Befüllschlauch mit beidseitiger Überwurfmutter für die Übergangsverschraubung.
Befüllschlauch **Best.Nr.: 2607**

Filling system

The filling system is an equipment to fill in LN2 into a vessel without removing the LN2 siphon.
The filling system is made of:

- 1) The filling flange with LN2 valve, waste gas valve, screw adapter, O-ring and clamp for NW 50.
Filling flange **No.: 2606**
- 2) The filling hose has got two screw couplings for the screw adapter.
Filling hose **No.: 2607**

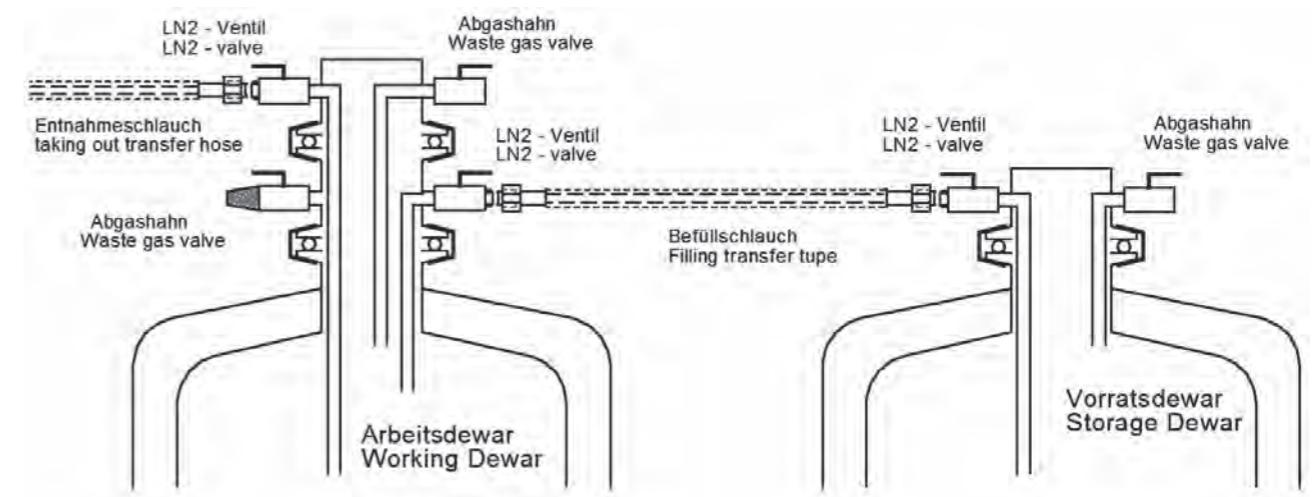

**Vakuumisierte Edelstahlbehälter
für flüssigen Stickstoff Typ APOLLO**
**Vacuum-insulated stainless steel containers
for liquid nitrogen Type APOLLO**



Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit, da der Behälter aus Edelstahl gefertigt wird. Niedrige Verdampfungsrate durch Mehrschichten-Superisolierung im Vakuumraum. Lange haltbar durch robuste konstruktive Auslegung, Fertigung und Materialauswahl. Lange Standzeit des Isolervakuums durch den Einsatz von Getterwerkstoffen.

Characteristics

High mechanical stability, the container is made of stainless steel. Low evaporation rate by multi-layer superinsulation in the vacuum space. Very durable by robust constructive design, production and choice of material. Long-lasting insulating vacuum by the use of getter materials.

Ausstattung serienmäßig

Integrierte Sicherheitseinrichtung am Behälterhals
Vakuumverschluß mit Sicherheitsventil
Leichtgängige Rollen
Kleinflanschanschluss KF NW 50
Heber mit einem Abfüllschlauch mit Metallgewebe
Schub- und Schutzrahmen.
Füllstandsanzeige digital
Druckaufbau durch Flüssigkeitsentnahme ohne
Fremdenergiezufuhr

Standard equipment

Integrated safety devices at the container neck
Vacuum lock with safety valve
Easy running castors
Small-flange connection KF NW 50
Transfer siphon with transfer hose covered with metallic tissue
Hand and protection ring
Contents gauge digital
Pressure attachment by fluid removal without external power supply

**Flüssigstickstoff-Behälter aus Edelstahl zur Lagerung und Transport
von flüssigem Stickstoff**
**Liquid nitrogen container made of stainless steel for storage and
transport of liquid nitrogen**

Technische Daten / Technical data

Typ / Type Apollo	50	100	150	200	350
Best. Nr. / Art. No.	2507	2508	2509	2510	2513
Geometrisches Volumen Capacity	(l)	49,5	99,2	149,5	198,5
Betriebsüberdruck Max. operating overpressure	(bar)	1,3	1,3	1,3	2,0
Gewicht leer / Weight empty	(kg)	44	62	79	100
Gewicht voll / Weight full	(kg)	85	145	204	266
Gesamthöhe / Overall height	(cm)	80	114	146	117
Durchmesser / Diameter	(cm)	50	50	50	70
Gesamtbreite / Overall width	(cm)	65	65	65	80
Verdampfungsrate statisch Evaporation rate static	(%/24h)	2,0	1,2	1,0	0,6
		0,5			

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved for technical changes.



Abb. mit Druckaufbauregler (Sonderausstattung)
With pressure built-up controller (optionally)



technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Flüssigstickstoff-Behälter aus Edelstahl Typ JUNO, (30 L) Liquid nitrogen container made of stainless steel Type JUNO, (30 L)

Einfach
Robust
Effizient
Preiswert



Juno 30
mit KF NW 50,
Überdruckventil
und Manometer

easy
robust
efficient
low-priced

Juno 30
with KF NW 50 flange,
over pressure valve
and manometer

Anwendungsbereiche

- für flüssigen Stickstoff
- druckloser Kühlmittelraum
- Labortechnik
- Medizintechnik
- Biotechnologie
- Lagerung und Kurzstreckentransport

Leistungsmerkmale

- zuverlässig und wirtschaftlich
- Leicht, robust und zuverlässig
- kompakte Bauform
- Nennvolumen von 30 Liter

Ausführungen und Zubehör

- Doppelwandig, vakuumisolierter Edelstahl
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Tragering mit Griffe
- Lose aufliegender Deckel
- Behälterflansch KF NW 50 für LN2 Entnahmehuber
- Überdruckventil
- Manometer

Temperaturbereich

- LN2 -196°C

Druckbereich

- Drucklos oder bis max. 1,3 bar

Sicherheitshinweise und Richtlinien

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Richtlinien für das Labor der BG
- Betriebinterne Richtlinien
- Sicherheitsrichtlinien für Umgang mit Flüssiggasen
- ADR Richtlinien

Verdampfungsrate

Die tägliche Verdampfung und die statistische Haltezeit wurden bei 20°C, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehendem Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Entnahmehuber ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.

Area of application

- for liquid nitrogen (LN2)
- pressure-less space for coolants
- laboratory technology
- medicinal technology
- biotechnology
- storing and transport

Features of performance

- reliably and economically
- low own weight
- compact construction
- nominal capacity 30 litres

Types and accessories

- double wall, vacuum insulated aluminium vessel
- multi-layer super insulation in the vacuum space
- carrier ring with side grips
- loose lid-on plug
- vessel with KF NW 50 for a LN2-siphon
- over pressure valve
- manometer

Temperature range
LN2 -196°C

Pressure range
Pressure less or up to max. 1,3 bar

Safety advises and regulations

- always wear protective glasses and protective gloves
- national regulations for laboratories
- company- guide lines
- safety regulations for handling with liquid gases
- ADR regulations

Evaporation rate
Daily evaporation and static holding time were determined at 20°C, 1013 mbar, container stationary, lid closed and without transfer siphon. These are nominal values that may change depending on the age and use of the container.

Flüssigstickstoff-Behälter aus Edelstahl Typ JUNO, (30 L) Liquid nitrogen container made of stainless steel Type JUNO, (30 L)

Technische Daten


Typ JUNO 30		
Best.-Nr.	2506	
Geometrisches Volumen	(l)	30
Betriebsüberdruck	(bar)	1,3
Gewicht leer	(kg)	18
Gewicht voll	(kg)	41
Gesamthöhe	(mm)	660
Durchmesser	(mm)	407
Verdampfungsrate statisch	(ca.L / Tag)	0,8
Statische Haltezeit	(ca.Tage)	32

Rolluntersatz Best.-Nr.	2640-CD
-------------------------	---------

Technical data

Typ JUNO 30		
Art.-No.	2506	
Capacity	(l)	30
Max. operating overpressure	(bar)	1,3
Weight empty	(kg)	18
Weight full	(kg)	41
Overall height	(mm)	660
Diameter	(mm)	407
Evaporation rate static	(ca.L / Day)	0,8
Static holding time	(ca. days)	32

Roller base Art.-No.	2640-CD
----------------------	---------

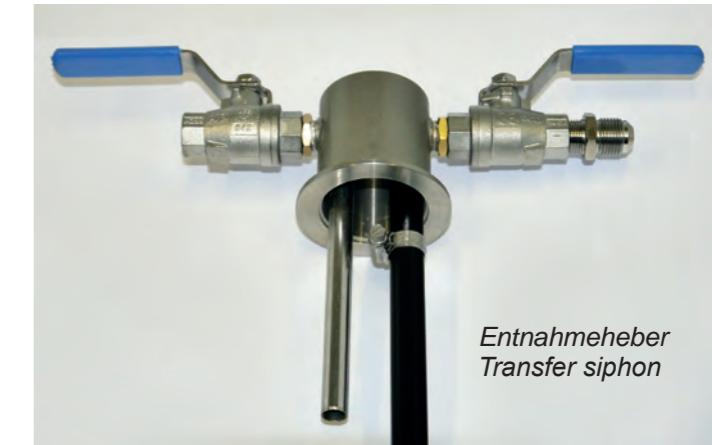

Entnahmehuber
Transfer siphon



Zylindrische Dewargefäße aus Edelstahl für flüssigen Stückstoff zur Verwendung im Labor oder in der Industrie

Cylindrical Dewar vessels made of stainless steel for liquid nitrogen for use in laboratories and industries



*Typ DSS-D
(Standard)*

- + Hergestellt aus hoch korrosionsbeständigem Edelstahl
- + Oberfläche metallisch blank geschliffen
- + Mit Superisolierung und Isolierdeckel
- + Einfacher Transport durch Handgriffe
- + Hohe Standfestigkeit
- + Abgeflachter Innenboden



*Typ DSS-DF
(Sonderausführung
Custom made)*

- + Manufactured out of high quality stainless steel
- + Surface with a brushed finish
- + Use of super-insulating foil and insulating lid
- + Easy carrying due to side grips
- + High stability
- + Flattened internal bottom


Dewar vessels Type DSS - D with insulating lid and side grips
Dewar vessels Type DSS - DF with flange on request
Intermediate sizes and special designs can be supplied on request

Dewar vessels Type DSS - D with insulating lid and side grips
Dewar vessels Type DSS - DF with flange on request
Intermediate sizes and special designs can be supplied on request


*Zylindrische Dewargefäße aus Edelstahl
Cylindrical Dewar vessels made of stainless steel*

D = Deckel / Lid H = Griff / Handle T = Tragebügel / Carrying handle

Artikel / Article	Di mm	Hi mm	Art.-Nr. / Art. No.
DSS - D 150 / 250 mit/ with DH	150	250	2401-1
DSS - D 150 / 450 mit/ with DT	150	450	2401
DSS - D 200 / 300 mit/ with DH	200	300	2402-1
DSS - D 200 / 400 mit/ with DH	200	400	2402
DSS - D 200 / 450 mit/ with DH	200	450	2403
DSS - D 200 / 600 mit/ with DH	200	600	2404
DSS - D 200 / 900 mit/ with D	200	900	2405
DSS - D 250 / 200 mit/ with D	250	200	2407-1
DSS - D 250 / 265 mit/ with D	250	265	2407-2
DSS - D 250 / 350 mit/ with DH	250	350	2407-3
DSS - D 250 / 450 mit/ with DH	250	450	2407
DSS - D 250 / 500 mit/ with DH	250	500	2407-4
DSS - D 250 / 600 mit/ with DH	250	600	2408
DSS - D 250 / 750 mit/ with DH	250	750	2409
DSS - D 250 / 1250 mit/ with DH	250	1250	2410
DSS - D 300 / 310 mit/ with DH	300	310	2411-1
DSS - D 300 / 500 mit/ with DH	300	500	2411
DSS - D 300 / 600 mit/ with DH	300	600	2412
DSS - D 300 / 750 mit/ with DH	300	750	2413
DSS - D 300 / 1250 mit/ with D	300	1250	2414
DSS - D 400 / 300 mit/ with D	400	300	2415-1
DSS - D 400 / 500 mit/ with DH	400	500	2415
DSS - D 400 / 750 mit/ with DH	400	750	2416
DSS - D 400 / 1000 mit/ with DH	400	1000	2416-1
DSS - D 400 / 1200 mit/ with D	400	1200	2416-2
DSS - D 400 / 1250 mit/ with DH	400	1250	2418
DSS - D 500 / 400 mit/ with DH	500	400	2420-1
DSS - D 500 / 500 mit/ with DH	500	500	2420-2
DSS - D 500 / 800 mit/ with DH	500	800	2420
DSS - D 500 / 1250 mit/ with D	500	1250	2420-3
DSS - D 500 / 1300 mit/ with D	500	1300	2422
DSS - D 550 / 650 mit/ with DH & Rollen	550	650	2420-4
DSS - D 600 / 1100 mit/ with D	600	1100	2423
DSS - D 700 / 900 mit/ with D	700	900	2424
DSS - D 700 / 1000 mit/ with D	700	1000	2424-1
DSS - D 800 / 500 mit/ with D	800	500	2425-1
DSS - D 800 / 1200 mit/ with D	800	1200	2425-2
DSS - D 900 / 900 mit/ with D	900	900	2425
DSS - D 1000 / 800 mit/ with D	1000	800	2425-3

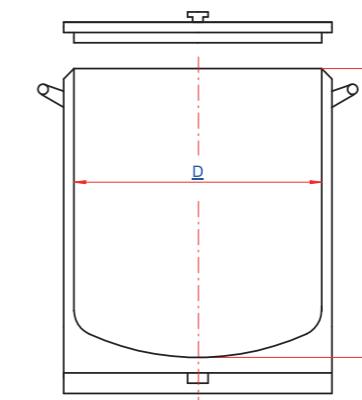

Typ DSS - D

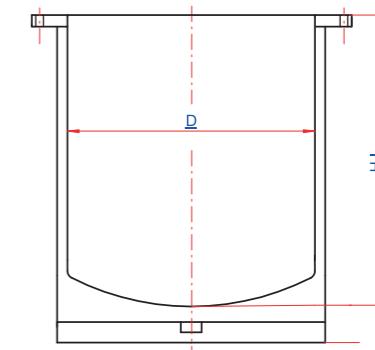

Typ DSS - DF

Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium Liquid nitrogen container made of aluminium

Typ ALU Type ALU

Eigenschaften

Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
Niedriges Eigengewicht
Superisolationsfolie im Vakuumraum
Geringe Verdampfungsration

Characteristics

Light aluminium container with compound materials in the neck range
Low own weight
Super-insulation foil in the vacuum space
Low evaporation rate

Ausstattung serienmäßig

Tragebügel oder Handgriffe
Vakuumventil
Kleinfansch KF NW 50
Lose aufliegender Stopfen

Standard equipment

Handle or side grips
Vacuum valve
Small-flange KF NW 50
Loosely resting plug



Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium zur Lagerung und Transport Liquid nitrogen container made of aluminium for storage and transport

Technische Daten / Technical data

Typ / Type ALU Best. Nr. / Art. No.	10 2516	20 2517	26 2518	35 2519	60 2521	100 2522	
Geometrisches Volumen Capacity	(l)	12	21	26	34	60	99
Betriebsüberdruck Max. operating overpressure	(bar)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht leer / Weight empty	(kg)	7,5	11	13,5	16	21,5	29,5
Gewicht voll / Weight full	(kg)	17,5	28,5	34,5	43	70	110
Gesamthöhe / Overall height	(mm)	584	605	670	655	870	986
Durchmesser / Diameter	(mm)	308	388	388	468	468	510
Verdampfungsrate statisch Evaporation rate static	(L / day)	0,2	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Statische Haltezeit (Tage) Static holding time (days)		67	119	130	140	150	180
Rolluntersatz Best.-Nr. Roller base Art. No.		2643	2640	2640	2641	2641	2642


Zubehör / Accessories

Entnahmehalter mit Sicherheitsventil, Manometer, Druckablaßhahn aus Edelstahl, Flüssigkeitshahn aus Edelstahl und Übergangsverschraubung

Transfer siphon incl. safety valve, manometer, pressure reduction valve made of stainless steel, fluid valve made of stainless steel and screw adapter
Best.-Nr. 2611

① Entnahmeschlauch aus Edelstahl / Transfer hose made of stainless steel
Best.-Nr. 2612

② Entnahmerohr mit Phasenseparator / Transfer tube with phase separator
Best.-Nr. 2613

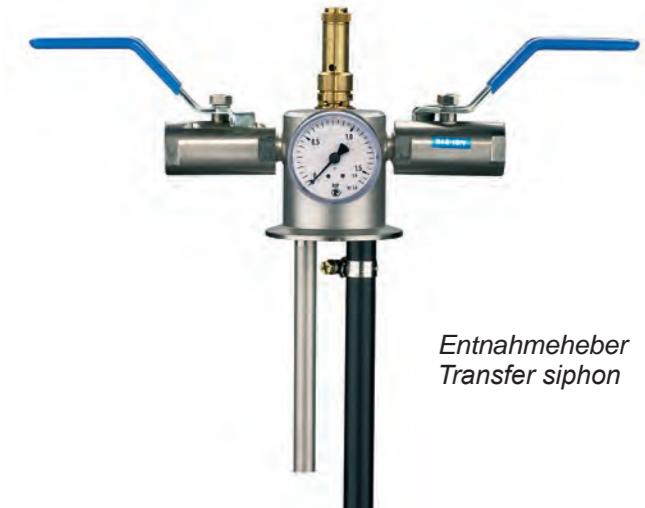

Ersatzteile / Replacement parts

③ Verschraubungskupplung für Rohrabschluß (D.a. = 8 mm)
Screw coupling with tube fitting for pipe joint (D.a. = 8 mm), **Best.-Nr. 2614**


④ Übergangsverschraubung / Screw adapter
Best.-Nr. 2615

⑤ Spannring und O-Ringdichtung mit Zentrierung
Clamp and O-ring with centering
Best.-Nr. 2618 + 2619



technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

**Dewargefäßen aus Aluminium
mit Schöpfkelle für die Dermatologie**
**Dewar vessel out of Aluminium
with dipper for dermatology**

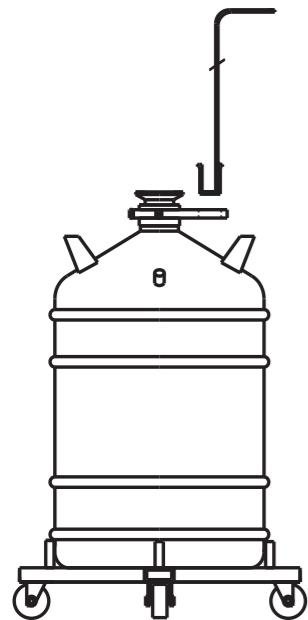

ALU 25-DMT mit Schöpfkelle und Rolluntersatz
ALU 25-DMT with dipper and roller base

Typ ALU-DMT
type ALU-DMT



ALU 12-DMT mit Schöpfkelle
ALU 12-DMT with dipper


Flüssigstickstoff-Behälter Typ ALU-DMT mit Schöpfkelle
Liquid nitrogen container type ALU-DMT with dipper

Sicherheitshinweise und Richtlinien

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Richtlinien für das Labor der BG
- Betriebsinterne Richtlinien
- Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Flüssiggase

Safety advises and regulations

- always wear protective glasses and protective gloves
- national regulations for laboratories
- company- internal regulations
- safety regulations for handling with liquid gases

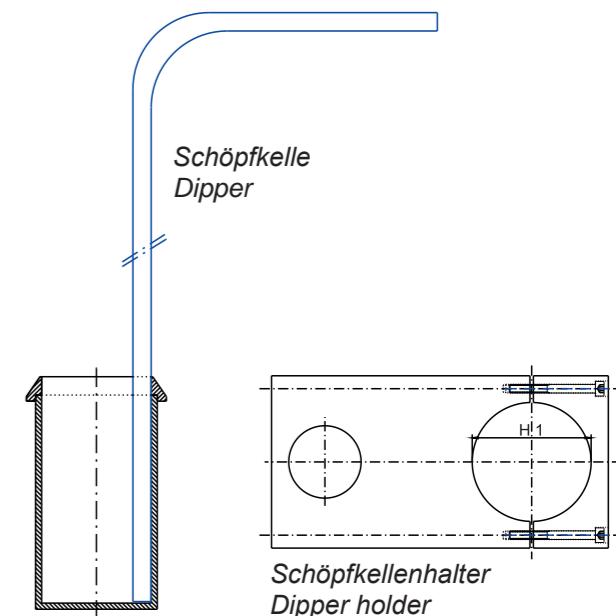

Anwendungsbereiche

- Lagerung von flüssigem Stickstoff
- Labortechnik
- Medizintechnik
- Biotechnologie
- Lagerung und Kurzsteckentransport

Leistungsmerkmale

- zuverlässig und wirtschaftlich
- Leicht, robust und zuverlässig
- leichte LN2-Entnahme
- einfaches tiefkühlen der Probe in LN2
- Nennvolumen von 12 bis 35 Liter

Beschreibung der Gefäße Typ DMT

Ausführungen und Zubehör

- Doppelwandige, vakuumisierte Aluminiumbehälter
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Tragegriffe oder Tragebügel
- Lose aufliegender Deckel
- Behälterflansch KF NW 50 mit Schöpfkellenhalter
- Schöpfkelle zur LN2-Entnahme

Temperaturbereich: LN2 -196°C

Druckbereich: Drucklos oder bis max. 0,5 bar

Area of application

- pressure-less space for coolants
- Laboratory technique
- medicinal technique
- Biotechnology
- storing and transport

Features of performance

- reliably and economically
- low own weight
- simple LN2 removal
- easy cool down a sample in LN2
- nominal capacity from 12 to 35 litres

Description of Aluminium Dewar vessel Type DMT

Types and accessories

- double wall, vacuum insulated aluminium vessel
- multi-layer superinsulation in the vacuum space
- side grips or handle
- loosely resting plug
- vessel with KF NW 50 and dipper holder
- dipper to take out LN2

Temperature range: LN2 -196°C

Pressure range: Press less or up to max. 0,5 bar

Typ / Type ALU-DMT	12-DMT	25-DMT	35-DMT
Best.-Nr.	2701-DMT	2702-DMT	2703-DMT

Geometrisches Volumen Capacity	(l)	12,5	25	35
-----------------------------------	-----	------	----	----

Halsdurchmesser H 1 Neck diameter H 1	(mm)	69	69	79
--	------	----	----	----

Gewicht voll Weight full	(kg)	18,1	31	41,5
-----------------------------	------	------	----	------


Gesamthöhe Overall height	(mm)	600	684	591
------------------------------	------	-----	-----	-----

Durchmesser außen Diameter outside	(mm)	310	395	480
---------------------------------------	------	-----	-----	-----

Schöpfkellen Volumen Dipper capacity	(ml)	60	60	60
---	------	----	----	----

Verdampfungsrate statisch Evaporation rate static	(L / Tag) (L / day)	0,2	0,25	0,3
--	------------------------	-----	------	-----

Rolluntersatz Best.-Nr. Roller base Art.-No.	2640	2641
---	------	------

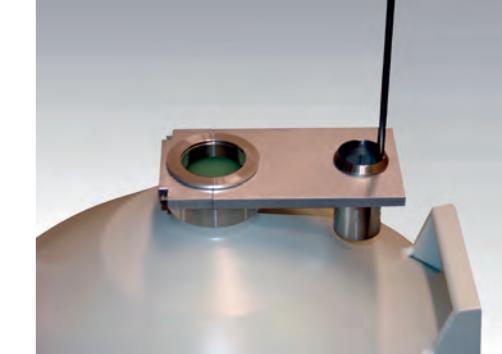

Ersatzteile / Spare parts	Best.-Nr.
---------------------------	-----------

Schöpfkelle Dipper	2630
-----------------------	------

Schöpfkellenhalter für H1 = 69 Dipper holder for H1 = 69	2631
---	------

Schöpfkellenhalter für H1 = 79 Dipper holder for H1 = 79	2632
---	------

technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

**Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium
zur Lagerung und Transport von biologischen Materialien**
**Liquid nitrogen container made of aluminium
for storage and transport of biological materials**

Typ BIO

Type BIO

Eigenschaften

Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
Niedriges Eigengewicht
Superisolationsfolie im Vakuumraum
Geringe Abdampfraten
Die Behälter erfüllen die internationalen Vorschriften für den Transport auf der Straße (ADR) und der Schiene (RID)

Characteristics

Light aluminium container with compound materials in the neck range
Low own weight
Super-insulation foil in the vacuum space
Low evaporation rate
All the vessels comply with international regulations applicable to the transport of hazardous goods by road (ADR) or rail (RID).

Ausstattung serienmäßig

Tragebügel oder Handgriffe
Vakuumventil
Lose aufliegender Stopfen
Inklusive Kanister
Kanister aus Edelstahl serienmäßig
Kanister aus Kunststoff auf Anfrage

Standard equipment

Transport handle
Vacuum valve
Loose lied-on plug
Inclusive canister
Canister made of stainless steel, standard
Canister made of plastic, on request



technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium Typ BIO zur Lagerung und Transport von biologischen Materialien
Liquid nitrogen container made of aluminium Type BIO for storage and transport of biological materials

Technische Daten / Technical data

Typ / Type BIO	GT 3	GT 9	GT 11	GT 18	GT 21	GT 26	GT 35	GT 38	GT 40	
Best.-Nr. / Art. No.	2535	2536-9	2537	2533	2538	2534	2539	2540	2541	
Geometrisches Volumen Capacity	(l)	3,7	9,3	12,2	17,5	21	26,7	34	37	40
Gewicht leer / Weight empty	(kg)	4,5	8,2	9,2	10,5	13	14,8	15	19	24
Gewicht voll / Weight full	(kg)	7,5	16	19	25	31	36	43	49	57
Halsdurchmesser Neck diameter	(mm)	50	50	50	80	50	80	50	80	120
Gesamthöhe / Overall height	(mm)	405	450	630	580	660	460	660	715	710
Durchmesser / Diameter	(mm)	250	358	308	308	388	468	468	468	468
Verdampfungsrate statisch Evaporation rate static	(L / day)	0,11	0,11	0,09	0,26	0,09	0,29	0,09	0,15	0,29
Statische Standzeit Static holding time	(Tage) (days)	33	84	130	69	225	90	350	245	140
Kanister / canister Kunststoff / plastic Edelstahl / Stainless steel		6	6	6	6	9	6	6	10	
X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Durchmesser Kanister Diameter of canister	(mm)	38	38	38	67	38	67	38	67	73
Höhe Kanister Height of canister	(mm)	120	120	280	280	280	110	280	280	280
Rolluntersatz Best.Nr. Roller base Art. No.							2645	2646	2646	2646
Anzahl von 2ml Ampullen im Ampullenhalter (6 Stück)							180	612	180	180
Paletten 0,25 ml		1560	1560	3120	9840	3120	7380	3120	9840	16400
Paletten 0,5 ml		720	720	1440	4380	1440	3285	1440	4380	7300

Informationen zur Lagerung von 5 ml Ampullen auf Anfrage.
Information about storing 5 ml vials on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved for technical changes.

Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C , 1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Einhängesysteme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.

Daily evaporation and static holding time are measured at 20°C, 1013 mb, vessel stationary, lid closed and without inventory system. These values are nominal and can vary according to age and application of the container.



**Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium
zur Lagerung von biologischen Materialien
Liquid nitrogen container made of aluminium
for storage of biological materials**

Typ ARPEGE

Type ARPEGE

Eigenschaften

Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich

Niedrige Verdampfungsrate

Superisolationsfolie im Vakuumraum

Niedriges Eigengewicht

Characteristics

Light aluminium container with compound materials in the neck range

Low evaporation rate

Super-insulation foil in the vacuum space

Low own weight

Ausstattung serienmäßig

Seitliche Handgriffe

Vakuum-Sicherheitsventil

Elektronische Füllstandsanzeige und Temperaturanzeige,

Serveroption: Verbindung 4 - 20mA oder RS485

+ MEMO Rückverfolgbarkeit (+ Autofill)

Standard equipment

Handle

Safety vacuum valve

level and temperature indicator,

server option: connection 4 - 20mA or RS485

+ MEMO retraceability (+ autofill)

Zubehör

Rolluntersatz

Accessories

Roller base



technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

**Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium Typ ARPEGE zur Lagerung von biologischen Materialien
Liquid nitrogen container made of aluminium Type ARPEGE for storage of biological materials**

Technische Daten nur für LN2 Flüssigkeitslagerung / Technical data only for storage in liquid nitrogen (LN2)

Typ / Type ARPEGE	A 40	A 70	A 110	A 140	A 170
Geometrisches Volumen / Capacity (l)	40	70	116	144	172
Gewicht leer / Weight empty (kg)	25	33	42	50	56
Gewicht voll / Weight full (kg)	57	91	136	166	195
Halsdurchmesser / Neck diameter (mm)	120	215	215	215	215
Gesamthöhe / Overall height (mm)	735	738	962	911	1028
Durchmesser / Diameter (mm)	467	586	586	683	683
Verdampfungsrate statisch Evaporation rate static (L / day)	0,30	0,60	0,65	0,65	0,70

Lagerkapazität für 2ml Röhren / Storage capacity of 2ml vials (Standard)

Einhängegestelle / Number of racks	6	4	4	6	6
Anzahl der Etagen / Number of stages	5	5	9	8	10
Größe der Cryoboxen / Size of the cryo boxes (mm)	76x76	133x133	133x133	133x133	133x133
Kryoboxen pro Behälter / cryo boxes per vessels Stück/piece	30	20	36	48	60
Anzahl pro Box / capacity per box	2 ml	25	100	100	100
Anzahl der Röhrchen / Number of vials	2 ml	750	2000	3600	4800
					6000

**Informationen zur Lagerung von Paletten, Gasphasenlagerung und 5ml Ampullen auf Anfrage.
Information about storing straws, gas storage or 5ml vials on request.**

Technische Änderungen vorbehalten / All rights reserved for technical changes.

Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Eihängesysteme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.

Daily evaporation and static holding time are measured at 20°C, 1013 mb, vessel stationary, lid closed and without inventory system. These values are nominal and can vary according to age and application of the container.

Typ / Type ARPEGE	A 40	A 70	A 110	A 140	A 170	Bestell-Nr. / Art.- No.
Behälter für Flüssigphasenlagerung ohne Racks und ohne Elektronik	Cryo vessel for liquid storage without racks without electronic	2542 - OE	2543 - OE	2544 - OE	2545 - OE	2546 - OE
Behälter für Flüssigphasenlagerung ohne Racks mit elektronische Füllstandsanzeige und Temperaturanzeige, Serveroption + Verbindung 4-20mA oder RS485 + MEMO Rückverfolgbarkeit	Cryo vessel for liquid storage without racks, with level and temperature indicator, server option + connection 4-20mA or RS485 + MEMO retraceability	2542 - L	2543 - L	2544 - L	2545 - L	2546 - L
Behälter für Flüssigphasenlagerung ohne Racks mit elektronische Füllstandsanzeige und Temperaturanzeige, Serveroption + Verbindung 4-20mA oder RS485 + MEMO Rückverfolgbarkeit + Autofill + Verbindung 4-20mA oder RS485 + MEMO Rückverfolgbarkeit	Cryo vessel for liquid storage without racks, with level and temperature indicator, server option + autofill + connection 4-20mA or RS485 + MEMO retraceability	2543 - LA	2544 - LA	2545 - LA	2546 - LA	
Behälter für Gasphasenlagerung ohne Racks mit elektronische Füllstandsanzeige und Temperaturanzeige, Serveroption + Autofill + Verbindung 4-20mA oder RS485 + MEMO Rückverfolgbarkeit	Cryo vessel for gas storage without racks, with level and temperature indicator, server option + autofill + connection 4-20mA or RS485 + MEMO retraceability	2543 - GA	2544 - GA	2545 - GA	2546 - GA	
Zubehör	Accessories					
Racks (1 Satz)	Racks (1 set)	2542-R	2543-R	2544-R	2545-R	2546-R
Kryobox 76x76 für 25 Ampullen	Cryo box 76x76 for 25 vials	2653				
Kryobox 133x133 für 100 Ampullen	Cryo box 133x133 for 100 vials		2654	2654	2654	2654
2 ml Ampullen (100 Stück)	2 ml vials (100 piece)	2652	2652	2652	2652	2652
Rolluntersatz	Roller base	2649	2647	2647	2648	2648

Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium Typ VOYAGEUR zum sicheren Transport von biologischen Materialien
Liquid nitrogen container made of aluminium Type VOYAGEUR for the safety transport of biological materials

Eigenschaften
Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
Niedrige Verdampfungsrate
Superisolationsfolie im Vakuumraum
Niedriges Eigengewicht
Der flüssige Stickstoff ist in einer porösen Masse gesichert
Kein Auslaufen des flüssigen Stickstoffs
Probe lagert in der Gasphase
Erfüllt alle internationalen Vorschriften für den Straßenverkehr (ADR), Schiene (RID) und Luftverkehr (IATA-OACI)

Ausstattung serienmäßig
Vakuum-Sicherheitsventil
Inklusive Einhängekanister
Tragebügel oder Trageriemen

Zubehör
Schutzverpackung für den Transport

Characteristics
Light aluminium container with compound materials in the neck range
Low evaporation rate
Super-insulation foil in the vacuum space
Low own weight
The liquid nitrogen is absorbed in a porous substance
No risk of spilling liquid nitrogen
The samples are preserved in gaseous phase
Complying with international regulations applicable to the transport of hazardous goods by road (ADR), rail (RID) and by air (IATA-OACI)

Standard equipment
Safety vacuum valve
Inclusive canisters
Handle or carrying strap

Accessories
Protective casing for transport



technische Daten siehe rechte Seite / technical data see right page / caractéristiques techniques voir page de droite

Flüssigstickstoff-Behälter aus Aluminium Typ VOYAGEUR für den sicheren Transport von biologischen Materialien
Liquid nitrogen container made of aluminium Type VOYAGEUR for safety transport of biological materials

Technische Daten / Technical data

Typ / Type VOYAGEUR	V 2	V 5	V 12	Voyageur plus	
Best.-Nr. / Art. No.	2548-V2	2548-V5	2548-V12	2549	
Nutzhalt / Capacity	(l)	1,75	6,5	15	20,6
Davon in der porösen Masse / Absorbed capacity	(l)	1,35	4,8	10,5	7,2
Gewicht leer / Weight empty	(kg)	2,4	7,5	11,6	14,2
Gewicht voll / Weight full	(kg)	3,5	11,3	20	20
Halsdurchmesser / Neck diameter	(mm)	30	50	80	215
Gesamthöhe / Overall height	(mm)	395	550	570	575
Durchmesser / Diameter	(mm)	174	248	308	356
Verdampfungsrate statisch / Evaporation rate static	(L / day)	0,10	0,13	0,24	0,80
Statische Standzeit Static holding time	(Tage) (days)	13	37	44	9,5
Kanister Canister	Stück piece	2	2	2	
Durchmesser / Diameter	(mm)	26	41	71	
Höhe / Height	(mm)	120	280	280	

Lagerkapazität für 2ml Röhren / Storage capacity of 2ml vials

Anzahl der Röhrchen / Number of vials	2 ml	8	84	252	500
bei Verwendung von Einhängegestell 5 Etagen					

Informationen zur Lagerung von 5 ml Röhren oder Pailletten auf Anfrage
Information about storing 5 ml vials or straws on request

Transport-Schutzverpackungen	V 2	V 5	V 12	Plus
aus Kunststoff	2548-V2SK	2548-V5SK	2548-V12SK	2549-SK
Datenlogger zur Erfassung der Temperaturdaten während des Transportes	2548-DL	2548-DL	2548-DL	2548-DL

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved for technical changes.

Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behältern, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Einhänge systeme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.

Daily evaporation and static holding time are measured at 20°C, 1013 mb, vessel stationary, lid closed and without inventory system.
These values are nominal and can vary according to age and application of the container.

Was ist KALTGAS ?

KALTGAS ist ein Temperiersystem für einen Temperaturbereich von -180°C bis $+100^{\circ}\text{C}$, bei dem die eigentliche Temperiereinrichtung von der zu kühlenen Probe räumlich getrennt ist. Tiefe Temperaturen werden durch den Einsatz von kaltem Stickstoffgas erreicht. Das Gas wird durch Verdampfung von flüssigem Stickstoff erzeugt, mit Hilfe eines Wärmetauschers temperiert und durch eine isolierte Leitung zur Probe geleitet.

Da bei KALTGAS-Anlagen das eigentliche Temperiersystem von der Probekammer abkoppelbar ist, kann eine einzige Anlage für verschiedene Kühl-anwendungen oder Temperierkammern eingesetzt werden. Eine weitere Besonderheit des KALTGAS-Systems ist die Kühlung von Proben im freien Raum. Hierbei wird die Probe im offenen Raum mit kaltem Stickstoffgas angeblasen. Somit kann man auch Bauteile oder Geräte im eingebauten Zustand oder während des Betriebes temperieren.

Anwendungsbeispiele

- Thermische Prüfung von Kunststoffen, Metallen, Verbundwerkstoffen usw.
- Kühlung elektronischer Bauteile
- Temperierung bei Prüfungen der Qualitätskontrolle
- Schockgefrierung von biologischen Proben, Lebensmitteln, anderen Materialien
- Temperierung von Versuchsproben bei:
 - + Zug- oder Torsionsversuch
 - + Kerbschlagversuch
 - + Chemischen oder physikal. Versuchen
 - + Verfahrenstechnischen Prozessen
- Proben-Kühlung bei Diffraktometern, Spektrometern und Detektoren
- Tieftemperatur- und Kryotechnik

Aufbau

KALTGAS-Anlagen arbeiten mit flüssigem Stickstoff als Kältemittel und zeichnen sich durch eine besonders hohe Kühlleistung aus. Eine KALTGAS-Anlage besteht aus den Komponenten:

- Regeleinheit
- Flüssig-Stickstoff-Behälter
- Stickstoff-Verdampfer
- Isolierte Rohrleitung
- ggf. Temperierkammer
- Temperiermodul

Aufgrund des modularen Konzeptes des KALTGAS-Systems kann jede Anlage genau auf die kunden-spezifischen Anforderungen angepaßt werden.

What is KALTGAS ?

KALTGAS is a tempering system for a temperature range in between -180° C and $+100^{\circ}\text{ C}$ with a separation of the primary tempering devices and the specimen that is to be cooled. Low temperatures are available by the use of cold nitrogen gas. The gas is generated by evaporation of liquid nitrogen, then tempered by a tempering module and guided through an insulated pipe to the specimen.

Due to the separation of the primary tempering device and the specimen chamber, it is possible to operate various test chambers with only one KALTGAS system. Another feature of KALTGAS is the cooling of specimens in the free space. With this, the specimen is blown in the free space. It is therefore possible to test components or units while assembled or in operation.

Examples of applications

- Thermal testing of plastics, metals, compound materials and so on.
- Cooling of electronical components
- Tempering at tests of the quality control
- Shock-freezing of biological specimens, food and other materials
- Tempering of test specimens at
 - + tension- torsion, or notched bar tests
 - + chemical or physical tests
 - + process engeneering
- Specimen-cooling at diffractometers, spectrometers und detectors
- low-temperature techniques and cryogenics

Design

KALTGAS systems work with liquid nitrogen as cooling agent and have therefore the advantage of a very high cooling performance. A KALTGAS system is designed by the following components:

- Control unit
- Liquid nitrogen container
- Nitrogen evaporator
- Insulated pipe
- in the need a tempering chamber
- Tempering module

Due to the modular concept of KALTGAS, every system can be designed exactly according to the costumer-related requirements.

KALTGAS, das Tieftemperierungssystem KALTGAS, the cryogenic system



KALTGAS-System Typ TG-LKF für einen Temperaturbereich von $+100^{\circ}\text{C}$ bis -180°C , mit einer Temperaturstabilität bis $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

KALTGAS system type TG-LKF for a temperature range from $+100^{\circ}\text{C}$ to -180°C , with a temperature stability of $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.



KALTGAS-System Typ TG-LKF-H für einen Temperaturbereich von $+100^{\circ}\text{C}$ bis -180°C , mit einer Temperaturstabilität bis $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

KALTGAS system type TG-LKF-H for a temperature range from $+100^{\circ}\text{C}$ to -180°C , with a temperature stability of $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.



KALTGAS-System Typ TG-RID 40/50 für einen Temperaturbereich von $+100^{\circ}\text{C}$ bis -160°C , mit einer Temperaturstabilität bis $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

KALTGAS system type TG-RID 40/50 for a temperature range from $+100^{\circ}\text{C}$ to -160°C , with a temperature stability of $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.



KALTGAS-System Typ TGK-40/50 für einen Temperaturbereich von $+80^{\circ}\text{C}$ bis -160°C , mit einer Temperaturstabilität bis $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Die Kammer besitzt ein großes Sichtfenster.

KALTGAS system type TGK-40/50 for a temperature range from $+80^{\circ}\text{C}$ to -160°C , with a temperature stability of $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. The chamber has got a big vision panel.

**Kaltgas Tieftemperatursystem
für den Temperaturbereich von +100°C bis -180°C**

Typ TG-LKF-H

**Kaltgas cooling system
for cooling applications from +100°C (+248°F) to -180°C (-292°F)**




KALTGAS ist ein Temperierungssystem, das auf der tiefen Temperatur des flüssigen Stickstoffs als Kältemittel aufbaut. Der flüssige Stickstoff wird in einem Kryobehälter mittels einer Heizung (Jet) verdampft. Hierdurch wird ein konstanter, tiefkalter Gasstrom erzeugt. Durch Variieren der Heizung (Jet) am Sicherheits-Controller (SC5), kann sowohl die Kühlleistung, als auch das Gasstromvolumen verändert werden, ebenso kann man durch Variieren der Jet-Leistung der LN2-Verbrauch auf ein Minimum reduzieren. Der tiefkalte Gasstrom wird anschließend durch eine vakuumisierte, flexible Metallleitung zu einem Wärmetauscher (Heater) geführt. Der Wärmetauscher hat die Aufgabe, den kalten Gasstrom auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Somit steht am Ausgang des Kaltgasschlauches ein fest definierter Gasstrom mit einer fest definierten Temperatur als Kühlgas zur Verfügung. Ein KALTGAS-System kann innerhalb von wenigen Minuten einen -170°C kalten Gasstrom erzeugen. Der Einsatz verschiedener Temperaturregler, ermöglicht den optimalen kundenspezifischen Aufbau eines KALTGAS-Systems. Mit einem Standard Sicherheits-Controller (SC5) erreicht man eine Temperaturstabilität kleiner +/-0,2°C.

Mit diesem konstanten Gasstrom kann zum Beispiel eine Kammer temperiert werden. (siehe Typ TGK). Neben der hohen Abkühlgeschwindigkeit und der guten Regelstabilität ist der modulare Aufbau ein weiterer Vorteil von KALTGAS-Systemen. Durch Austauschen einzelner Bauteile, wie z.B. der N2-Gasleitung, des Jets oder des Heaters, kann die Abkühlgeschwindigkeit oder der LN2 Verbrauch, sowie die Einsatzart, verändert werden. Die Grundmodule wie LN2-Behälter, Vakuumpumpe oder Temperaturregelung bleiben unverändert.

KALTGAS is a tempering system that utilizes the very low temperature of liquid nitrogen as a cooling agent. The Jet vaporizes the liquid nitrogen in a cryogenic container, producing a steady cryogenic gas flow. This LN2 vaporizer (Jet) can be adjusted to minimize liquid nitrogen consumption and to change both the cooling rate and the volume of the gas flow. The cryogenic gas flow is then piped through a vacuum insulated flexible metal line (N2 gas line) to a heat exchanger (heater). The heat exchanger is designed to heat the cold gas flow to the desired temperature. The final product, a clearly quantified gas flow exiting the heat exchanger at a clearly defined temperature, is ready for use as a cooling agent. A KALTGAS system needs only a few minutes to produce a cold gas flow with a temperature of -170°C (-274°F). Configuring the KALTGAS system to any customer's individual environment is possible thanks to various temperature controllers that can be embedded inside the safety control unit. Those temperature controllers are available with or without interfaces. With the standard safety control unit (SC5), a temperature stability of better than $\pm 0.2^\circ\text{C}$ can be achieved. The steady gas flow can be used to temper a chamber (TG-K KALTGAS).

In addition to their high cooling speed and good control stability, another advantage of KALTGAS systems is their modular design. By swapping out individual modules such as the N2 gas line, the LN2 vaporizer (Jet) or the heater, it is possible to change the cooling speed, LN2 consumption as well as the application. The basic modules, including the LN2 container, the vacuum pump and the safety control unit, remain unchanged.

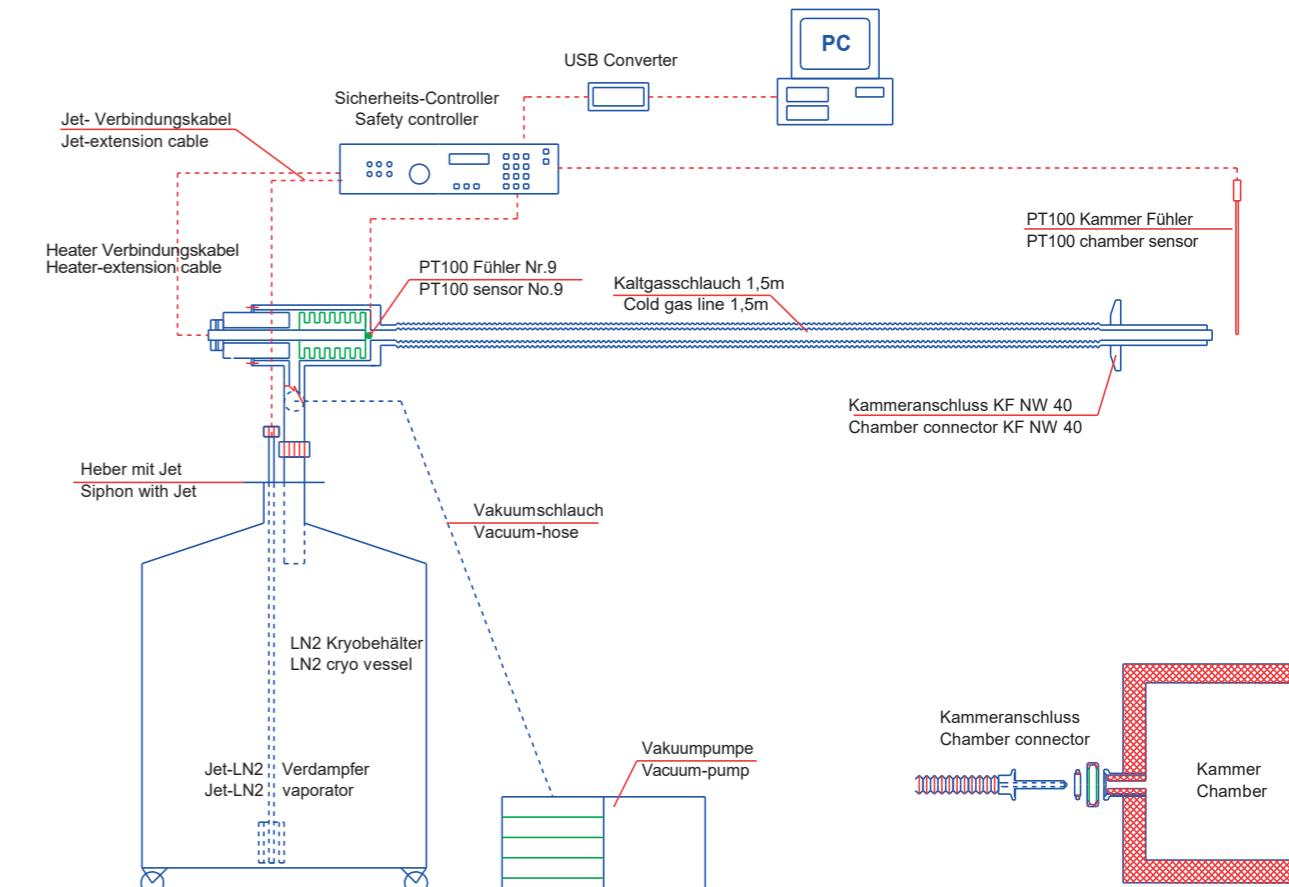

Technische Daten:

Typ TG-LKF-H 63/50

LN2 Verdampfer (Jet) = 500 Watt
Heater = 630Watt
LN2 Verbrauch ca. 1,1 l/h bis 11 l/h Liter pro Stunde
Rohrleitung V2A, Länge 1,8 Meter, mit Vak. Pumpe
und Gasaustrittsdüse = KF NW 40,
Heber für LN2-Behälter mit KF NW 50

Best. Nr. TG-LKF-H 63/50

Zubehör: LN2-Behälter von 20 Liter bis
350 Liter Volumen

Weitere Leistungen von KALTGAS-Systemen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten

Technical data:


Model TG-LKF-H 63/50

LN2 vaporizer (Jet)= 500 watts
Heater = 630 watts
LN2 consumption = 1.1l/h to 11l/h (liters per hour)
N2 gas line = V2A, length 1.8 meters, flexible,
with vacuum pump and gas outlet nozzle = KF NW 40,
siphon for LN2 container with KF NW 50

Order No.: TG-LKF-H 63/50

Accessories: LN2 container with 20 to
350 liter capacity

**Further information on KALTGAS systems available.
Technical data subject to change.**

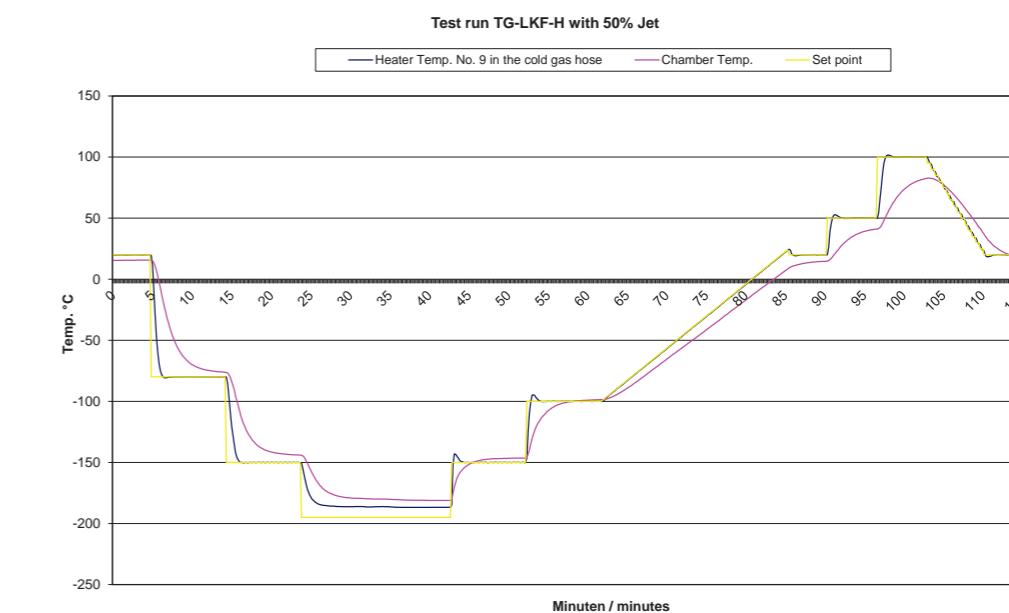

Reaktionsgefäß Reaction vessels Récipients de réaction

Alle von KGW-ISOTHERM hergestellten Reaktionsgefäß bauen auf dem Planflansch-System von Schott (NW 60 bis NW 200) auf. Mit diesem genormten Flanschsystem steht dem Kunden ein umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilprogramm zur Verfügung. Durch die O-Ringnut im Gefäßflansch ist ein leichter und sicherer Aufbau des Gefäßes mit dem dazugehörigen Deckel möglich.

Unsere Reaktionsgefäß werden standardmäßig in 3 Versionen angeboten: einwandig, doppelwandig und dreiwandig. Gefäß mit oder ohne Bodenablauf. Solch Bodenablauf kann z.B. ein Ventil oder ein Kugelschiff sein.

Bei temperierbaren Reaktionsgefäß sind verschiedene Kühlmittelanschlüsse möglich. Neben den klassischen Planflanschen DN15 oder DN 25 werden auch Glasgewinde mit abschraubbaren Kunststofffolien angeboten.

Alle Reaktionsgefäß, auch die Standardtypen, werden nach Kundenauftrag produziert. Änderungen bei Anschlüssen oder Flansche werden daher meist ohne Aufpreis angeboten.

Bei Reaktionsgefäß mit einem angegebenen Betriebsüberdruck darf eine Temperaturdifferenz in der Glaswand von 50 K (für Dreiwandgefäß 30 K) nicht überschritten werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Betriebsanleitungen unter Downloads im Internet.

Alle Reaktionsgefäß werden nach der Herstellung einer Einzeldruckprüfung im Werk unterzogen. Dabei wird das Reaktionsgefäß mit dem 1,5 - fachen Nenndruck bei Raumtemperatur geprüft.

Außer den hier aufgeführten Ausführungen sind auf Wunsch weitere Ausführungen jederzeit möglich. Mittels CAD wird Ihnen ein qualifiziertes Angebot mit Zeichnung unterbreitet. Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet den Bereich der Reaktionsgefäß ab. Nicht alle Zubehörteile können in unseren Katalog abgebildet werden. Sollten Sie nicht abgebildete Bauteile benötigen, fragen Sie diese bitte an. Wir werden versuchen, Ihnen dann das gewünschte Teil oder eine Alternative anzubieten.

All reaction vessels manufactured by KGW-ISOTHERM are based on plane flange system by Schott (NW 60 to NW 200). This standardised flange system provides customers with a comprehensive range of accessories and replacement parts. The O-ring groove in the vessel's flange facilitates simple and safe mounting of the vessel with the associated lid.

Our reaction vessels are offered according to standard in 3 versions: single-walled, double-walled and triple-walled. Vessels with, or without bottom outlet. Such bottom outlet can e.g. be a valve or a spherical joint.

There are different thermal-jacket connections possible for heatable reaction vessels. Beside the classic plane flanges DN15 or DN 25 also glass threads with plastic screw olives are offered.

All reaction vessels including the standard types are only made on customer's order. Therefore, modifications to joints or flanges are usually offered at no extra cost.

For reaction vessels with an indicated operating overpressure a temperature difference inside the glass wall of 50 K (for three-wall vessels 30 K) may not to be exceeded. For more information please have a look into our operating manuals under download on our website.

Each manufactured reaction vessel is compression tested after its production. Therefore the reactor must stand the one and a half time of nominal pressure at ambient temperature.

Other versions than those described here are always possible. On request we can supply you with a professional overview of our products per CAD drawings. A comprehensive range of accessories completes our program of reaction vessels. This is so large that it cannot be reproduced in the catalogue. If you need parts that are not shown, please do not hesitate to contact us. We will try to offer the desired part or a suitable alternative, then.

Tout récipient de réaction fabriqué par KGW-ISOTHERM est conçu sur la base de la technique de rodage plan de Schott (DN 60 à DN 200). Grâce à cette technique normalisée, notre clientèle tire entièrement profit du grand nombre d'accessoires et de pièces de rechange offert. De plus, la rainure judicieuse, réalisée dans le rodage plan du récipient pour accueillir le joint torique, assure un assemblage facile et fiable du récipient avec son couvercle.

Nos récipients de réaction sont disponibles en trois modèles standard différents : à simple paroi, à double paroi et à triple paroi. Récipients avec ou sans vidange au fond. Cela signifie que le fond du récipient peut être doté, par exemple, d'une vanne de vidange ou d'un rodage sphérique.

Les récipients de réaction résistants à la chaleur permettent diverses possibilités de raccordement de réfrigérants. C'est ainsi que nous proposons, outre les rodages plans classiques d'un diamètre nominal DN15 ou DN 25, aussi des embouts filetés en verre fermés par des olives plastique qui se laissent dévisser.

Nos récipients de réaction, y compris les types standard, sont tous réalisés selon les spécifications du client. Cela nous permet, dans la plupart des cas, de renoncer à une majoration des prix lorsque nous adaptons les raccords ou rodages.

Si les récipients de réaction seront exposés à des surpressions de service, qui doivent être indiquées, la fluctuation de la température agissant sur la paroi en verre ne doit pas excéder 50 K (30 K pour la paroi triple). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les instructions de service téléchargeables sur internet.

Avant que nos récipients de réaction quittent notre usine, nous les soumettons individuellement à un contrôle de solidité. Dans ce cadre, chaque récipient de réaction doit résister à une pression nominale multipliée par 1,5 lorsqu'il règne une température ambiante normale.

Demandez-nous aussi d'autres modèles que nous sommes en mesure de réaliser à tout moment, selon vos exigences. Nous vous soumettrons volontiers une offre qualifiée, y compris le dessin DAO appartenant. Mais cela n'est pas tout. Vous bénéficierez également de notre vaste gamme d'accessoires pour le secteur des récipients de réaction pour laquelle, pour des raisons de volume du catalogue, nous ne sommes pas en mesure de spécifier tous les éléments. Si vous ne trouvez pas l'accessoire requis parmi les composants représentés, il vous suffira donc de nous le demander. Nous entreprendrons tout afin de vous satisfaire soit par la pièce souhaitée, soit par une pièce équivalente.




Gestell fahrbar
Movable frame
Porteur modèle mobile



Gestell feststehend
Stationary frame
Porteur modèle fixe

Reaktionsgefäß Reaction vessels Récipients de réaction

Was benötigt man für einen kompletten Reaktor mit Zubehör

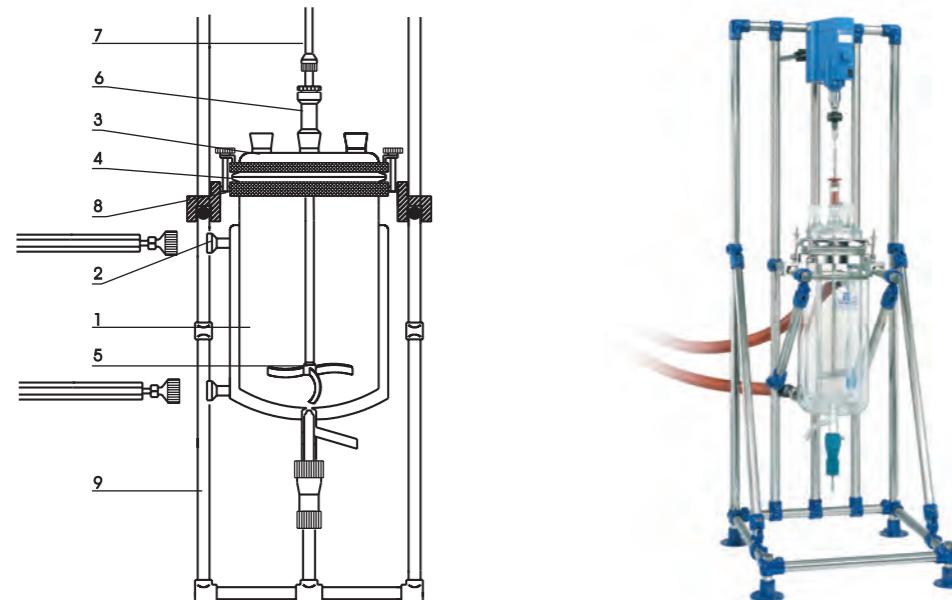

- 1) **Reaktor**
(Seite 94 bis 103)

Volumen
Flanschgröße NW 60 bis 200
Ablaufventil (Ventil Typ L oder Typ J)
Temperiermantelanschlüsse (GL 18 oder DN 15)
- 2) **Deckel**
(Seite 104 und 105)

Flanschgröße NW 60 bis 200
Anschluss mittig (NS 29/32 oder NS 45/40)
Anschluss seitlich (14/23 bis NS 45/40 / (schräg oder gerade))
- 3) **Temperiermantelanschluss DN 15**
(Seite 107)

Metalladapter DN 15
Dichtung DN 15 (Silicon oder PTFE)
Temperierschlauch (0,5 bis 3 Meter)
- 4) **O-Ring**
(Seite 108)

Größe NW 60 bis NW 200
Silikon
FEP – ummantelt
- 5) **Verschluss und Halter für Reaktoren**
(Seite 108 und 109)

Größe NW 60 bis NW 200
Typ Vario Grip
Typ Universalverbinde
Typ Einhängeverbinde
- 6) **Rührer**
(Seite 110 und 111)

Rührerwelle (8,10 oder 16mm)
Ankerrührer
Propellerrührer
- 7) **Rührkupplung**
(Seite 112)


Rührerwelle (8,10 oder 16mm)
Typ RKS
Typ RKG
Typ RKK
- 8) **Rührverschluss**
(Seite 113)

Anschluss (NS 29/32 oder NS 45/40)
Standard - Rührverschluss
PTFE-Rührverschluss
Magnet-Rührverschluss
- 9) **Gestelle**
(Seite 114 und 115)

Tischgestell
Feststehendes Gestell
Fahrbare Gestell
Easy Frame

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

What do you need for a complete reactor with accessories

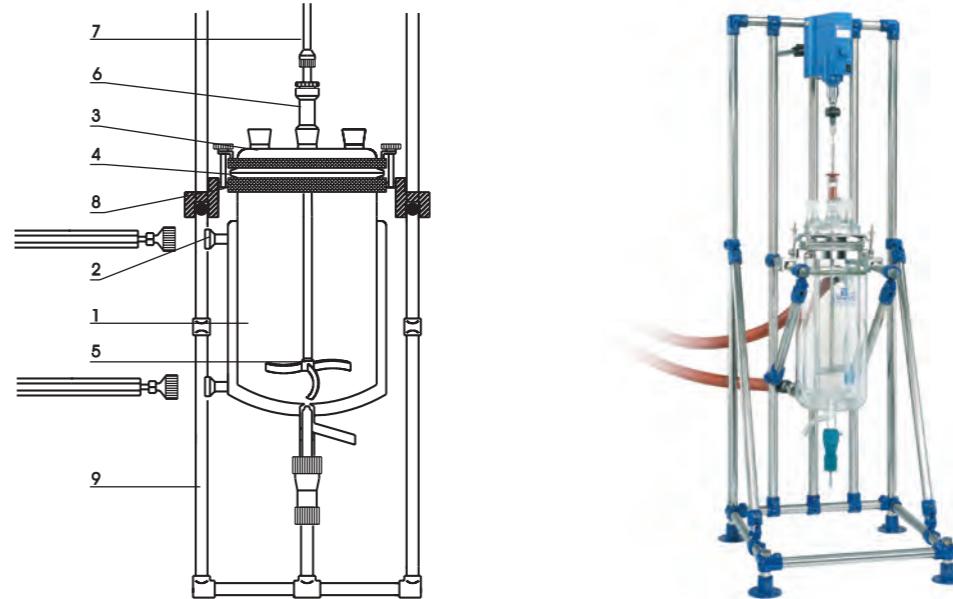

- 1) **reactor**
(page 94 to 103)

capacity
size of flange NW 60 to 200
outlet valve (valve type L or type J)
thermal jacket connection (GL 18 or DN 15)
- 2) **reactor lid**
(page 104 and 105)

size of flange NW 60 to 200
centre socket (NS 29/32 or NS 45/40)
side socket (NS 14/23 to NS 45/40 / straight or angled)
- 3) **thermal jacket connection DN 15**
(page 107)

metal adapter DN 15
sealant DN 15 (silicone or PTFE)
thermal jacket hose (0,5 to 3 meters)
- 4) **O-ring**
(page 108)

size NW 60 to 200
silicone
FEP-coated
- 5) **seal and holdersize**
for reaction vessels
(page 108 and 109)

NW 60 to 200
type "Vario Grip"
type universal supporting device
type supporting device
- 6) **stirrer**
(page 110 and 111)

shaft of stirrer (8,10 or 16 mm)
anchor stirrer
propeller stirrer
- 7) **coupling for stirrer**
(page 112)

shaft of stirrer (8,10 or 16 mm)
type RKS
type RKG
- 8) **dynamic seals for stirrer**
(page 113)

joint (NS 29/32 or 45/40)
standard dynamic stirrer seal
PTFE-stirrer seal
magnetic stirrer coupling
type RKK
- 9) **frames**
(page 114 and 115)

table frame
stationary frame
movable frame cylindrically
Easy Frame


Further accessories on request.

Reaktionsgefäße zylindrisch

Reaction vessels cylindrically

Réceptacles de réaction cylindrique

Art.Nr	Volumen	D.A.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 6901	250	70	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 6902	500	70	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 6903	1000	70	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 6908	500	110	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 6909	1000	110	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 6910	2000	110	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 6911	3000	110	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 6912	4000	110	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 6923	500	130	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 6924	1000	130	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 6925	2000	130	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 6926	3000	130	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 6927	4000	130	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 6928	5000	130	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 6929	6000	130	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 6914	4000	160	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 6915	5000	160	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 6916	6000	160	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 6917	8000	160	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 6918	10000	160	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 6930	5000	215	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 6931	6000	215	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 6932	8000	215	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 6933	10000	215	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 6934	15000	215	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 6934-20	20000	215	650	725	NW 200	0,5 bar

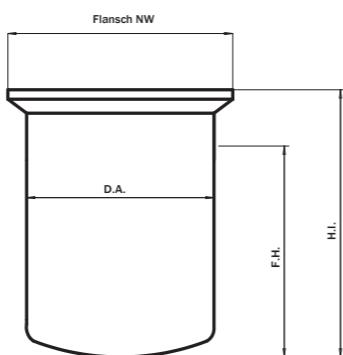


Reaktionsgefäße zylindrisch mit "L" Ventil

Reaction vessels cylindrically with "L" valve

Réceptacles de réaction cylindrique avec vanne „L“

Art.Nr	Volumen	D.A.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 6937	250	70	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 6935	500	70	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 6936	1000	70	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 6941	500	110	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 6942	1000	110	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 6943	2000	110	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 6944	3000	110	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 6945	4000	110	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 6956	500	130	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 6957	1000	130	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 6958	2000	130	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 6959	3000	130	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 6960	4000	130	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 6961	5000	130	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 6962	6000	130	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 6948	4000	160	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 6949	5000	160	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 6950	6000	160	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 6951	8000	160	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 6952	10000	160	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 6963	5000	215	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 6964	6000	215	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 6965	8000	215	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 6966	10000	215	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 6967	15000	215	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 6967-20	20000	215	650	725	NW 200	0,5 bar

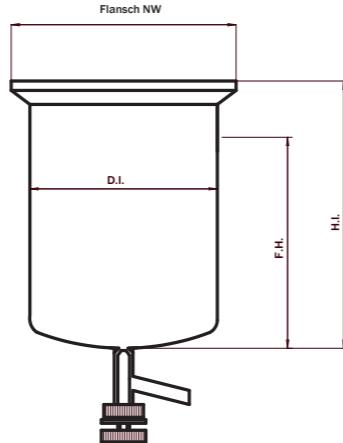


Reaktionsgefäße zylindrisch mit 10 mm "J" Ventil

Reaction vessels cylindrically with 10 mm "J" valve

Réceptacles de réaction cylindrique avec 10 mm vanne „J“

Art.Nr	Volumen	D.A.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 6968	250	70	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 6969	500	70	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 6970	1000	70	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 6974	500	110	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 6975	1000	110	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 6976	2000	110	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 6977	3000	110	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 6978	4000	110	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 6989	500	130	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 6990	1000	130	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 6991	2000	130	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 6992	3000	130	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 6993	4000	130	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 6994	5000	130	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 6995	6000	130	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 6981	4000	160	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 6982	5000	160	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 6983	6000	160	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 6984	8000	160	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 6985	10000	160	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 6996	5000	215	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 6997	6000	215	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 6998	8000	215	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 6999	10000	215	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7000	15000	215	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7000-20	20000	215	650	725	NW 200	0,5 bar

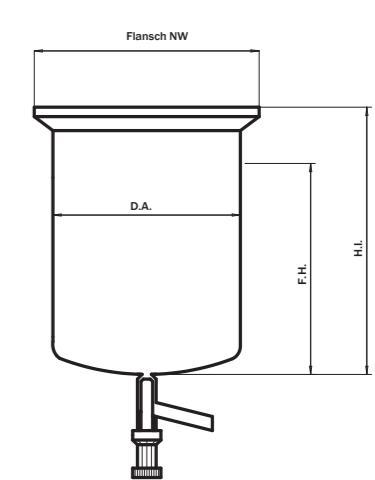

Reaktionsgefäße zylindrisch mit 20 mm "J" Ventil


Reaction vessels cylindrically with 20 mm "J" valve

Réceptacles de réaction cylindrique avec 20 mm vanne „J“

Art.Nr	Volumen	D.A.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 6974-V2	500	110	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 6975-V2	1000	110	150	210	NW 100	1,5 bar


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluß GL18-Olive
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint GL18-Olive
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe GL18-Olive

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7001	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7002	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7003	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7007	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7008	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7009	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7010	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7011	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7022	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7023	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7024	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7025	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7026	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7027	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7028	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7013	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7014	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7015	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7016	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7017	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7029	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7030	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7031	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7032	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7033	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7033-20	20000	250	215	650	725	NW 200	0,5 bar

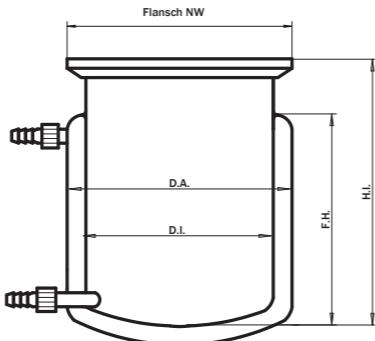


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluß DN15-Flansch
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint DN15 flange
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe bride DN15

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7066	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7067	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7068	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7073	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7074	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7075	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7076	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7077	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7088	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7089	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7090	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7091	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7092	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7092	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7094	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7079	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7080	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7081	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7082	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7083	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7095	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7096	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7097	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7098	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7099	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7099-20	20000	250	215	650	725	NW 200	0,5 bar

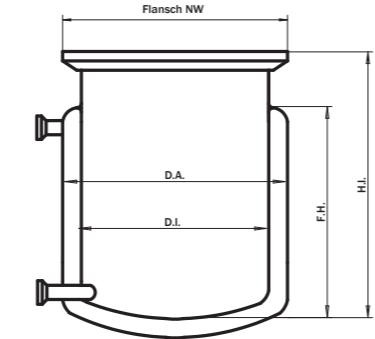


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluß GL18-Olive und 10 mm "J" Ventil
Heatable reactions vessels with thermal jacket joint GL18-Olive and 10 mm "J" valve
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe GL18-Olive et 10 mm vanne „J“

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7100	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7101	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7102	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7106	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7107	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7108	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7109	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7110	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7121	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7122	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7123	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7124	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7125	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7126	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7127	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7113	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7114	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7115	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7116	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7117	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7128	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7129	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7130	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7131	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7132	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7132-20	20000	250	215	650	725	NW 200	0,5 bar

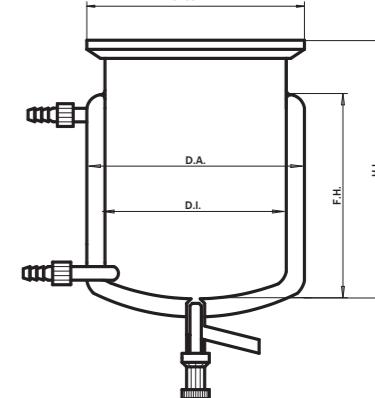


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss DN15-Flansch und 10 mm "J" Ventil
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint DN15 flange and 10 mm "J"valve
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe bride DN15 et 10 mm vanne „J“

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7166	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7167	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7168	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7172	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7173	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7174	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7175	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7176	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7187	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7188	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7189	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7190	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7191	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7192	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7193	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7179	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7180	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7181	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7182	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7183	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7194	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7195	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7196	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7197	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7198	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7198-20	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

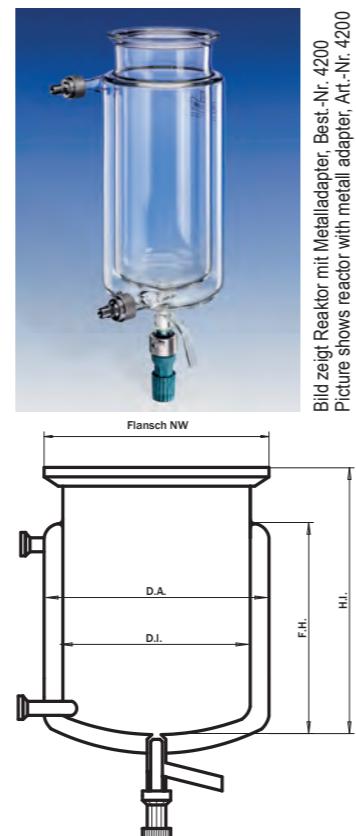


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss DN15-Flansch und 20 mm "J" Ventil
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint DN15 flange and 20 mm "J"valve
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe bride DN15 et 20 mm vanne „J“

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7166-V2	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7167-V2	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7168-V2	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7172-V2	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7173-V2	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7174-V2	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7175-V2	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7176-V2	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7177-V2	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7178-V2	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7179-V2	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7180-V2	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7181-V2	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7182-V2	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7183-V2	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7184-V2	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7185-V2	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7186-V2	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7187-V2	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7188-V2	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7189-V2	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7190-V2	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7191-V2	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7192-V2	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7193-V2	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7194-V2	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

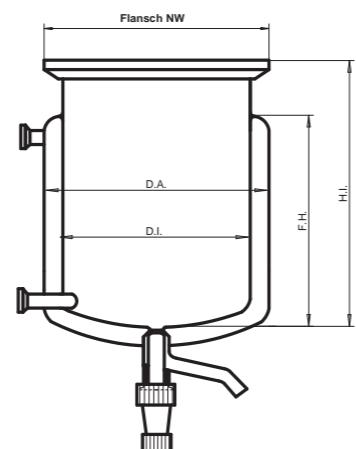

Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss GL18-Olive und "L" Ventil
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint GL18-Olive and "L" valve
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe bride GL18-Olive et vanne „L“


Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7199	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7200	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7201	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7205	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7206	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7207	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7208	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7209	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7220	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7221	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7222	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7223	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7224	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7225	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7226	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7212	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7213	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7214	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7215	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7216	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7227	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7228	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7229	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7230	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7231	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7231-20	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

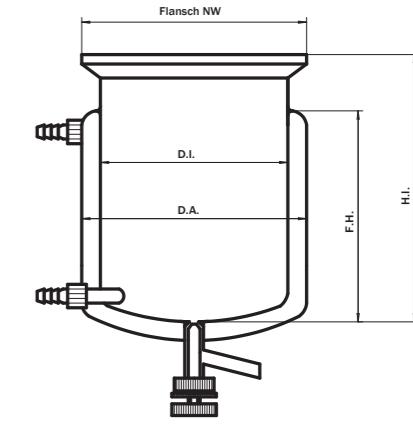

Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss DN15-Flansch und "L" Ventil
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint DN15 flange and "L" valve
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe bride DN15 et vanne „L“


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss GL18-Olive und Ablauf S40-Schliff
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint GL18-Olive and outlet S40 joint
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe GL18-Olive et vidange
par rodage sphérique S40

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7298	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7299	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7300	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7304	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7305	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7306	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7307	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7308	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7319	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7320	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7321	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7322	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7323	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7324	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7325	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7311	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7312	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7313	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7314	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7315	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7326	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7327	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7328	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7329	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7330	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7330-20	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

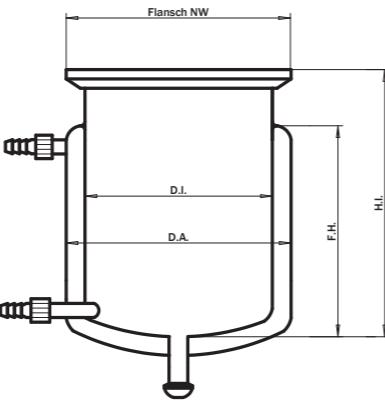


Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss DN15 Flansch und Ablauf S40-Schliff
Heatable reaction vessels with thermal jacket joint DN15 flange and outlet S40 joints
Réacteurs thermostatale avec connecteur pour enveloppe bride DN15 et vidange
par rodage sphérique S40

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7363	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7364	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7365	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7370	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7371	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7372	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7373	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7374	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7385	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7386	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7387	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7388	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7389	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7390	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7391	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7377	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7378	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7379	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7380	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7381	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7392	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7393	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7394	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7395	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7396	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7396-20	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

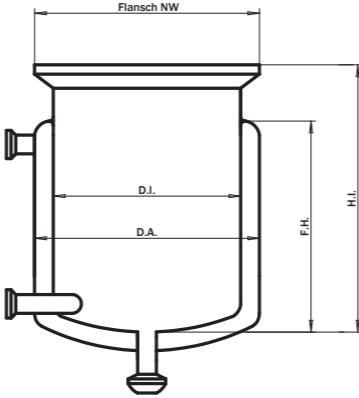


Bauchige Reaktoren mit Heizmantelanschluss DN15 Flansch
Belly shaped reaction vessel without outlet thermal jacket connection DN15 flange

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN-7600	4000	250	200	170	245	150	1
TRGN-7601	5000	250	200	210	285	150	1
TRGN-7602	6000	250	200	260	335	150	1
TRGN-7603	10000	300	260	250	325	150	0,5
TRGN-7604	15000	300	260	345	420	150	0,5
TRGN-7605	20000	300	260	440	515	150	0,5
TRGN-7606	10000	300	260	250	325	200	0,5
TRGN-7607	15000	300	260	345	420	200	0,5
TRGN-7608	20000	300	260	440	515	200	0,5
TRGN-7609	30000	300	260	630	705	200	0,1

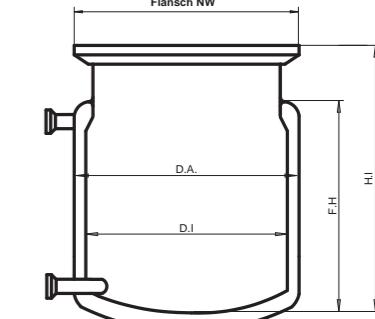

Bauchige Reaktoren mit Heizmantelanschluss DN15 Flansch und 10 mm „J“ Ventil
Belly shaped reaction vessel without outlet thermal jacket connection DN15 flange and 10 mm „J“ valve

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN-7630	4000	250	200	170	245	150	1
TRGN-7631	5000	250	200	210	285	150	1
TRGN-7632	6000	250	200	260	335	150	1
TRGN-7633	10000	300	260	250	325	150	0,5
TRGN-7634	15000	300	260	345	420	150	0,5
TRGN-7635	20000	300	260	440	515	150	0,5
TRGN-7636	10000	300	260	250	325	200	0,5
TRGN-7637	15000	300	260	345	420	200	0,5
TRGN-7638	20000	300	260	440	515	200	0,5
TRGN-7639	30000	300	260	630	705	200	0,1

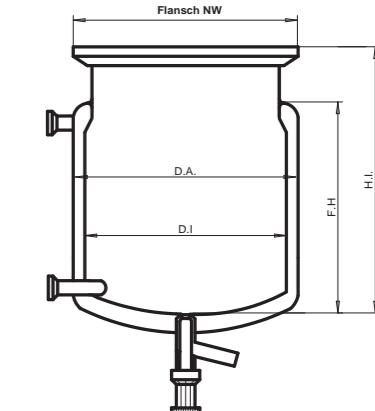

Bauchige Reaktoren mit Heizmantelanschluss DN15 Flansch und 20 mm „J“ Ventil
Belly shaped reaction vessel without outlet thermal jacket connection DN15 flange and 20 mm „J“ valve


Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.</th

Temperierbare Reaktionsgefäße mit flachem Boden und Heizmantelanschluss GL18-Olive

Heatable reaction vessels with flat bottom and thermal jacket joint GL18-olive

Réacteurs thermostatale avec fond plat et connecteur pour enveloppe GL18-Olive

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7397	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7398	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7399	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7403	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7404	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7405	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7406	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7407	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7418	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7419	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7420	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7421	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7422	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7423	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7424	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7410	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7411	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7412	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7413	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7414	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7425	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7426	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7427	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7428	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7429	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7429-20	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

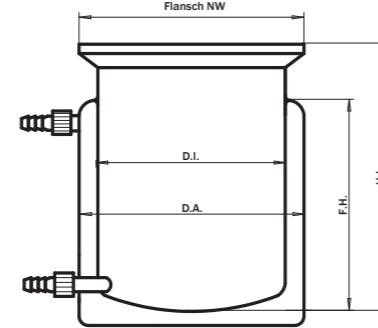


Temperierbare Reaktionsgefäße mit flachem Boden und Heizmantelanschluss DN15 Flansch

Heatable reaction vessels with flat bottom and thermal jacket joint DN15 flange

Réacteurs thermostatale avec fond plat et connecteur pour enveloppe bride DN15

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar
TRGN 7462	250	100	60	100	150	NW 60	2,5 bar
TRGN 7463	500	100	60	190	240	NW 60	2,5 bar
TRGN 7464	1000	100	60	380	430	NW 60	2,5 bar
TRGN 7469	500	140	100	80	140	NW 100	1,5 bar
TRGN 7470	1000	140	100	150	210	NW 100	1,5 bar
TRGN 7471	2000	140	100	270	330	NW 100	1,5 bar
TRGN 7472	3000	140	100	390	450	NW 100	1,5 bar
TRGN 7473	4000	140	100	530	590	NW 100	1,5 bar
TRGN 7484	500	160	120	60	120	NW 120	1,3 bar
TRGN 7485	1000	160	120	100	160	NW 120	1,3 bar
TRGN 7486	2000	160	120	190	250	NW 120	1,3 bar
TRGN 7487	3000	160	120	280	340	NW 120	1,3 bar
TRGN 7488	4000	160	120	360	420	NW 120	1,3 bar
TRGN 7489	5000	160	120	460	520	NW 120	1,3 bar
TRGN 7490	6000	160	120	540	600	NW 120	1,3 bar
TRGN 7476	4000	200	150	240	315	NW 150	1,0 bar
TRGN 7477	5000	200	150	290	365	NW 150	1,0 bar
TRGN 7478	6000	200	150	350	425	NW 150	1,0 bar
TRGN 7479	8000	200	150	460	535	NW 150	1,0 bar
TRGN 7480	10000	200	150	580	655	NW 150	1,0 bar
TRGN 7491	5000	250	200	160	235	NW 200	0,5 bar
TRGN 7492	6000	250	200	200	275	NW 200	0,5 bar
TRGN 7493	8000	250	200	260	335	NW 200	0,5 bar
TRGN 7494	10000	250	200	340	415	NW 200	0,5 bar
TRGN 7495	15000	250	200	540	615	NW 200	0,5 bar
TRGN 7495-20	20000	250	200	650	725	NW 200	0,5 bar

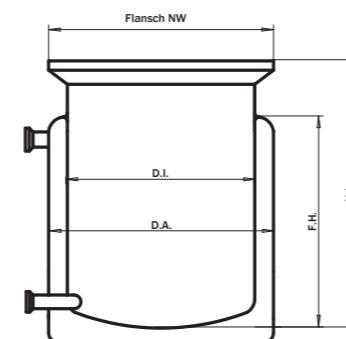

Temperierbare Reaktionsgefäße mit Vakuummantel, Heizmantelanschluss DN15

Flansch und „J“ 10 mm Ventil



Heatable reaction vessels with vacuum jacket, with thermal jacket joint DN15 flange and "J" valve 10 mm

Réacteurs thermostatale avec enveloppe sous vide, connecteur pour enveloppe de chauffage bride DN15 et vanne „J“ 10 mm

Art.Nr	Volumen	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar	Bauform
TRGN 7550	250	130	60	100	150	NW 60	2,5 bar	A
TRGN 7551	500	130	60	185	235	NW 60	2,5 bar	A
TRGN 7560	250	160	100	50	110	NW 100	1,5 bar	A
TRGN 7561	500	160	100	75	135	NW 100	1,5 bar	A
TRGN 7562	1000	160	100	140	200	NW 100	1,5 bar	A
TRGN 7566	1000	190	120	110	170	NW 120	1,3 bar	B
TRGN 7567	2000	190	120	190	250	NW 120	1,3 bar	B
TRGN 7575	2000	225	150	130	245	NW 150	1,0 bar	B
TRGN 7576	3000	225	150	190	305	NW 150	1,0 bar	B
TRGN 7577	5000	225	150	300	415	NW 150	1,0 bar	B
TRGN 7579	10000	225	150	575	690	NW 150	1,0 bar	B
TRGN 7580	5000	300	200	185	305	NW 200	0,5 bar	B
TRGN 7581	6000	300	200	210	330	NW 200	0,5 bar	B
TRGN 7583	10000	300	200	340	460	NW 200	0,5 bar	B
TRGN 7584	15000	300	200	495	615	NW 200	0,5 bar	B
TRGN 7585	20000	300	200	650	770	NW 200	0,5 bar	B



Form B / Shape B

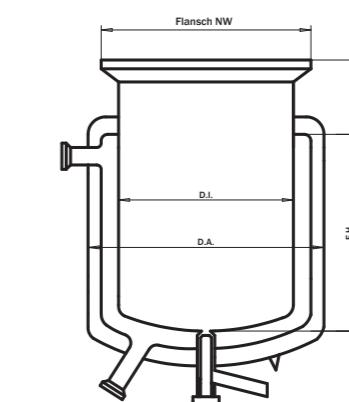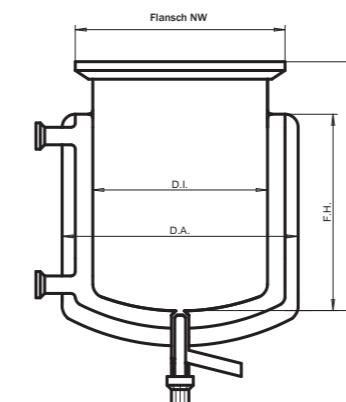

Form A / Shape A - 10 mm Ventil

Form B / Shape B - 10 mm Ventil

Temperierbare Reaktionsgefäße mit Vakuummantel, Heizmantelanschluss DN15 Flansch und 20mm „J“ Ventil

Heatable reaction vessels with vacuum jacket, with thermal jacket joint DN15 flange and 20mm „J“valve


Art.Nr	Vol.	D.A.	D.I.	F.H.	H.I.	Flansch	B.D.bar	Vers.

</

Deckel für Reaktionsgefäße

Lid for reaction vessels

Couvercle pour récipients de réaction

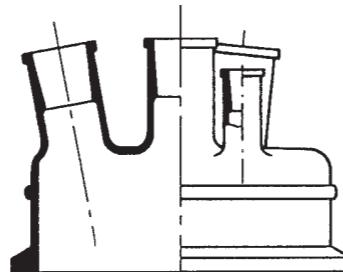


Flansch NW Flange NW Bride NW	Mittelhals Centre socket Col central	Seitenhals Side sockets Cols latéraux schräg/angl. incliné	Seitenhals Side sockets Cols latéraux gerade droit	Höhe Height Hauteur	P max bar	Art.Nr.
60	29/32			125	1,5	4200
60	29/32	1 x 14/23		125	1,5	4201
60	29/32	2 x 14/23		125	1,5	4202
60	29/32	1 x 14/23	1 x 14/23	125	1,5	4203
60	29/32	1 x 19/26		125	1,5	4204
60	29/32		1 x 19/26	125	1,5	4205
60	29/32	2 x 14/23	1 x 19/26	125	1,5	4206
60	29/32	2 x 19/26	1 x 14/23	125	1,5	4207
100	29/32			125	1,0	4210
100	29/32	1 x 14/23		125	1,0	4211
100	29/32	2 x 14/23		125	1,0	4212
100	29/32	3 x 14/23		125	1,0	4213
100	29/32	1 x 29/32		125	1,0	4214
100	29/32	2 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4215
100	29/32	3 x 29/32		125	1,0	4216
100	29/32	2 x 29/32	2 x 14/23	125	1,0	4217
100	1 x 45/40			150	1,0	4218
100	1 x 45/40	1 x 29/32		150	1,0	4219
100	1 x 45/40	2 x 29/32	1 x 14/23	150	1,0	4220
120	29/32			125	1,0	4235
120	29/32	1 x 29/32		125	1,0	4236
120	29/32	2 x 29/32		125	1,0	4237
120	29/32	3 x 29/32		125	1,0	4238
120	29/32	1 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4239
120	29/32	2 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4240
120	29/32	3 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4241
120	29/32	4 x 29/32		125	1,0	4242
120	29/32	1 x 14/23	1 x 14/23	125	1,0	4243
120	29/32	2 x 14/23	1 x 14/23	125	1,0	4244
120	29/32	1 x 29/32	1 x 29/32	125	1,0	4245
120	29/32	1 x 29/32	1 x 19/26	125	1,0	4246
120	29/32	2 x 29/32	1 x 19/26	125	1,0	4247
120	29/32	3 x 29/32	1 x 19/26	125	1,0	4248
120	45/40	1 x 14/23		150	1,0	4249
120	45/40	2 x 14/23	1 x 14/23	150	1,0	4250
120	45/40	2 x 14/23	2 x 29/32	150	1,0	4251
120	45/40	2 x 29/32		150	1,0	4252
120	45/40	3 x 29/32	1 x 14/23	150	1,0	4253
120	45/40	2 x 29/32	2 x 14/23	150	1,0	4254

Alle Deckel werden auftragsbezogen gefertigt. Auf Wunsch können statt der Normschliffe auch wahlweise GL-Gewinde, Kugelschliffe oder Planflansche, zum Teil ohne Aufpreis, angesetzt werden.

Deckel für Reaktionsgefäße

Lid for reaction vessels

Couvercle pour récipients de réaction

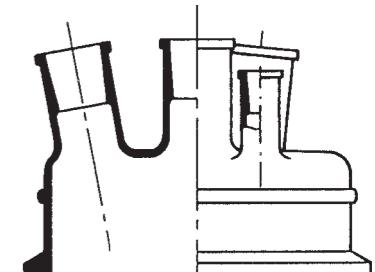

Flansch NW Flange NW Bride NW	Mittelhals Centre socket Col central	Seitenhals Side sockets Cols latéraux schräg/angl. incliné	Seitenhals Side sockets Cols latéraux gerade droit	Höhe Height Hauteur	P max bar	Art.Nr.	
150	29/32			1 x 29/32	1,25	4261	
150	29/32	2 x 29/32		125	1,0	4262	
150	29/32	3 x 29/32		125	1,0	4263	
150	29/32	1 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4264	
150	29/32	2 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4265	
150	29/32	3 x 29/32	1 x 14/23	125	1,0	4266	
150	29/32	4 x 29/32		125	1,0	4267	
150	29/32	1 x 14/23	1 x 14/23	125	1,0	4268	
150	29/32	2 x 14/23	1 x 14/23	125	1,0	4269	
150	29/32	1 x 29/32	1 x 29/32	125	1,0	4270	
150	29/32	1 x 29/32	1 x 19/26	125	1,0	4271	
150	29/32	2 x 29/32	1 x 19/26	125	1,0	4272	
150	29/32	3 x 29/32	1 x 19/26	125	1,0	4273	
150	45/40	1 x 14/23		150	1,0	4274	
150	45/40	2 x 14/23	1 x 14/23	150	1,0	4275	
150	45/40	2 x 14/23	2 x 29/32	150	1,0	4276	
150	45/40	2 x 29/32		150	1,0	4277	
150	45/40	3 x 29/32	1 x 14/23	150	1,0	4278	
150	45/40	2 x 29/32	2 x 14/23	150	1,0	4279	
200	29/32				145	1,0	4285
200	29/32	1 x 29/32			145	1,0	4286
200	29/32	2 x 29/32			145	1,0	4287
200	29/32	3 x 29/32			145	1,0	4288
200	29/32	1 x 29/32	1 x 14/23		145	1,0	4289
200	29/32	2 x 29/32	1 x 14/23		145	1,0	4290
200	29/32	3 x 29/32	1 x 14/23		145	1,0	4291
200	29/32	4 x 29/32			145	1,0	4292
200	29/32	1 x 14/23	1 x 14/23		145	1,0	4293
200	29/32	2 x 14/23	1 x 14/23		145	1,0	4294
200	29/32	1 x 29/32	1 x 29/32		145	1,0	4295
200	29/32	1 x 29/32	1 x 19/26		145	1,0	4296
200	29/32	2 x 29/32	1 x 19/26		145	1,0	4297
200	29/32	3 x 29/32	1 x 19/26		145	1,0	4298
200	45/40	1 x 14/23			170	1,0	4299
200	45/40	2 x 14/23	1 x 14/23		170	1,0	4300
200	45/40	2 x 14/23	2 x 29/32		170	1,0	4301
200	45/40	2 x 29/32			170	1,0	4302
200	45/40	3 x 29/32	1 x 14/23		170	1,0	4303
200	45/40	2 x 29/32	2 x 14/23		170	1,0	4304

All lids are manufactured on customer's order, only. On request there can be alternatively set GL-glass threads, spherical joints or plane flanges instead of mentioned NS ports, partly without additional charges.

Tous les couvercles sont réalisés selon la spécification de commande. Sur demande, il est possible de monter à la place des rodages normaux des filets calibre GL, de meulages sphériques et rodages plans, dans certain cas sans majoration de prix.

Reaktionsgefäße Reaction vessels Récipients de réaction

Bauteile Components Composants

Zubehör Accessories Accessoires

Bodenablauf

Der Bodenablauf ist in drei Versionen verfügbar.

Industrieventil J (linear schließend)

Das Industrieventil ist ein totvolumen-freies PTFE-Spindelventil mit einem Schrägbau, bei dem die PTFE-Spindel linear (ohne Drehung) in den Dichtsitz eindrückt. Im Ventilgehäuse ist zusätzlich eine Druckfeder eingebaut, mit der man den Druck der Spindel auf den Ventsitz federbelastend erhöhen kann und die Spindel sich dadurch selbst nachstellt. Hieraus ergibt sich auch bei Temperaturschwankungen eine hohe Dichtigkeit. Das Industrieventil gibt es mit 10 mm Bohrung (Standard) und auf Wunsch mit 20 mm Bohrung.

Laborventil L

Das Laborventil ist ein totvolumenfreies PTFE-Spindelventil, bei dem die Spindel drehend in den Dichtungssitz eingepresst wird. Das Ventil hat eine 10mm Bohrung.

Kugelschiff S 40

Gemäß DIN 12244 (Teil 1)

Bottom outlet

The bottom outlet is available in three versions.

Industrial valve J (linear closing)

The industrial valve is a dead volume free PTFE spindle valve with sloped outlet. The spindle shall be pressed in without turning. In the valve housing is an additional spring mounted in. So the spring pressure of the spindle to the valve seat can be increased spring-loaded and the spindle regulates itself. This guarantees a good tightness at large variations of temperature. The industrial valve is available with a 10 mm bore hole (standard) and as desired with a 20 mm bore hole.

Laboratory valve L

The laboratory valve is a dead volume free PTFE spindle valve with the spindle being pressed in while turning. The valve has an 10 mm bore hole.

Spherical ground joint S 40

according to DIN 12244 (Part 1)

Soupapes

On peut recevoir la soupape en trois versions diverses.

Soupape industrielle J (fermant linéaire)

La soupape industrielle est une soupape de broche PTFE sans volume mort avec un écoulement incliné, où la broche de PTFE s'insère linéairement sans rotation dans son logement d'étanchéité. Dans l'emboîtement de soupape un ressort à pression est additionnellement installé, avec lequel on peut augmenter la pression de la broche au logement de soupape en chargeant le ressort et en vertu de cela rajustant la broche. A cause de cela il résulte une étanchéité haute aussi en cas d'oscillations de température. Il y a la soupape industrielle avec perçage de 10 mm (standard) et sur demande avec perçage de 20 mm.

Soupape de laboratoire L

La soupape de laboratoire est une soupape de broche sans volume mort PTFE, chez laquelle la broche est serrée en tournant au logement d'obturation. La soupape a un perçage de 10 mm.

Meulage sphériques rodés S40

Selon DIN 12244 (Part 1)



*Labor Ventil Typ „L“ 10 mm
Laboratory valve Typ „L“ 10 mm
-10°C – +120°C*

*Industrie Ventil Typ „J“ 10 mm
Industrial valve Typ „J“ 10 mm
-80°C – +200°C*

*Industrie Ventil Typ „J“ 20 mm
Industrial valve Typ „J“ 20 mm
-80°C – +200°C*

Reaktionsgefäße Reaction vessels Récipients de réaction

Temperiermantelanschluss

Der Temperiermantelanschluss ist in drei Versionen verfügbar.

1 Glasgewindeanschluss GL 18

- mit Kunststoffoliven (PBT/PTFE) für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm.
- Innendurchmesser Olive ca. 7 mm
- Zubehör zu Gewindeanschluss GL18
- Kunststoffolive gerade 4044
- Kunststoffolive abgewinkelt 4044/A

2 DN15 Glasflansch

- Zubehör zu Glasflansch DN15
- Metalladapter Thermostatschlauch (DN15 auf M16 x 1) 4200
 - Silikon-Dichtung DN15 4201
 - PTFE-Dichtung DN15 4202

3 DN25 Glasflansch

- Zubehör zu Glasflansch DN25
- Metalladapter Thermostatschlauch (DN25 auf M16 X 1) 4205
 - Silikon-Dichtung DN25 4206
 - PTFE-Dichtung DN25 4207

Thermal jacket connection

The thermal jacket connection is available in three versions.

1 Glass-thread connection GL 18

- with plastic olive (PBT/PTFE) for hoses with an internal diameter of 10 mm.
- Internal diameter of olive is 7 mm
- Accessories for thread connection GL18
- Plastic olive straight 4044
- Plastic olive angled 4044/A

2 DN15 glass flange

- Accessories for DN15 glass flange
- Metal adapter for thermostat hoses (DN15 to M16x1) 4200
 - Silicone sealant DN15 4201
 - PTFE-sealant DN15 4202

3 DN25 glass flange

- Accessories for DN25 glass flange
- Metal adapter for thermostat hoses (DN25 to M16x1) 4205
 - Silicone sealant DN25 4206
 - PTFE-sealant DN25 4207

Connexion pour enveloppe de chauffage

On peut recevoir la connexion pour enveloppe de chauffage en trois versions diverses.

1 Raccord à filetage de verre GL 18

- avec olive plastique (PBT/PTFE), pour des tuyaux flexibles présentant un diamètre intérieur de 10 mm
- Diamètre intérieur de l'olive 7 mm.
- Accessoires pour raccord GL18
- Olive plastique droite 4044
- Olive plastique angulaire 4044/A


2 Bride de verre DN 15

- Accessories pour Bride de verre DN15
- adaptateurs de métal pour tuyaux de thermostat (DN15 - M16x1) 4200
 - Etoupage de silicone DN15 4201
 - Etoupage PTFE DN15 4202

3 Bride de verre DN 25


- Accessories pour Bride de verre DN25
- adaptateurs de métal pour tuyaux de thermostat (DN25 - M16x1) 4205
 - Etoupage de silicone DN25 4206
 - Etoupage PTFE DN25 4207

„Dichtungsmaterial DN15/25 Sealant material DN15/25 Etoupage matériau DN15/25“	Art. Nr.	„Temperaturbereich Temperature range Plage de température“
Silicone	4201 / 4206	-40° C bis/to +150° C
PTFE	4202 / 4207	-180° C bis/to +220° C
Special seal	4203 / 4208	für hohe Temperaturen bis zu +300° C for very high temperatures up to +300° C

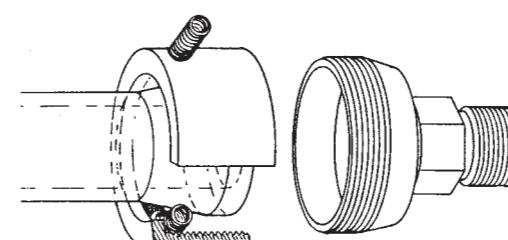

DN 15

Temperaturbereich von -180° C bis maximal +300° C
Temperature range from -180° C up to +300° C
Plage de température entre -180° C et +300° C

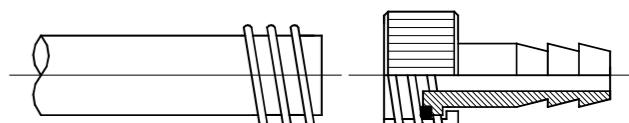


GL 18

Temperaturbereich von -10° C bis maximal +120° C
Temperature range from -10° C up to +120° C
Plage de température entre -10° C et +120° C


O-Ringe aus Silikon
Silicone o-rings
Anneaux d'étanchéité toriques de silicone

für Flansch	Art.Nr. (Silikon)	Art.Nr. (Silikon, FEP ummantelt)
for flange	Art.No. (Silicone)	Art.No. (Silicone, FEP covered)
pour bride	Référence (Silicone)	Référence (Silicone FEP enrobés)
NW 60	4052	4057
NW 100	4053	4058
NW 120	4054	4059
NW 150	4055	4060
NW 200	4056	4061

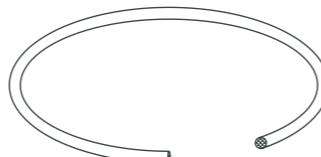


Schnellspannverschluss aus Edelstahl
Quick release clamp made of stainless steel
Fermeture à serrage rapide d'acier fin

für Flansch	Art.Nr.
for flange	Art.No.
pour bride	Référence
NW 60	4047
NW 100	4048
NW 120	4049
NW 150	4050
NW 200	4051

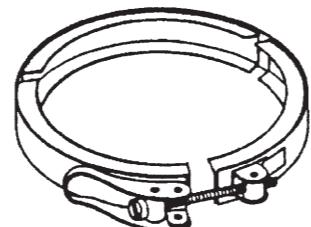

Flanschverbinder aus Edelstahl mit zwei Stativstäben
Flange connector made of stainless steel with two supporting rods
Connecteur de bride avec des barres de support d'acier fin

für Flansch	Art.Nr.
for flange	Art.No.
pour bride	Référence
NW 60	4260
NW 100	4261
NW 120	4262
NW 150	4263
NW 200	4264

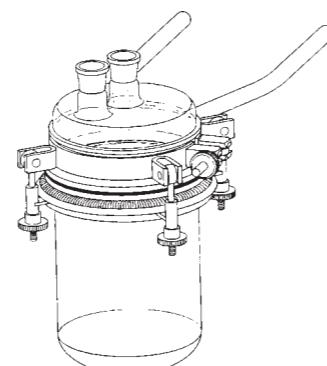


Zweifachhalterung Typ „Vario-Grip“
Double holder type „Vario-Grip“
Attache double du type „Vario-Grip“

Diese Halterung erlaubt es, den Deckel oder das Gefäß aus der Halterung oder dem Aufbau zu entnehmen, ohne den Aufbau zu demontieren. Die Haltestäbe können horizontal oder vertikal eingesetzt werden.

This holder allows to remove the lid or vessel from the holder or the set-up without dismantling the set-up. The supporting rods can be utilised vertically or horizontally.

Cette attache permet de prendre le couvercle ou le récipient hors de l'attache ou de l'ensemble sans démonter l'ensemble. Les barres de fixation peuvent être appliquées horizontalement ou verticalement.

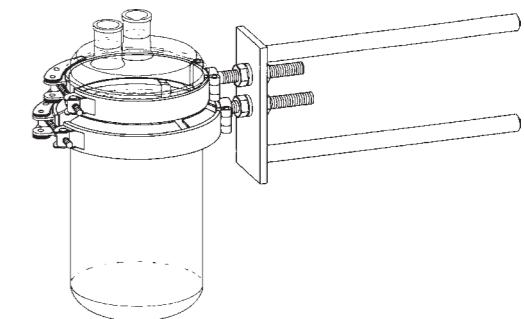


für Flansch	Art.Nr.
for flange	Art.No.
pour bride	Référence
NW 60	4265
NW 100	4266
NW 120	4267
NW 150	4268
NW 200	4269

Universalverbinder aus Edelstahl
Universal supporting device made of stainless steel
Connecteurs universels d'acier fin

massive Ausführung zum festen Einbau an einer Stativwand.

massive version for installation in a rod frame

en exécution massive, pour l'installation fixe dans une paroi de support.

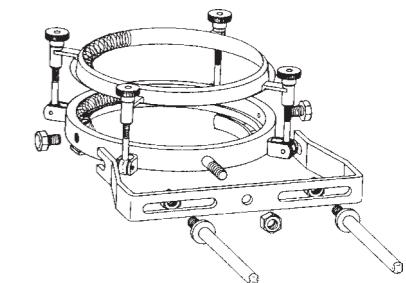


für Flansch	Art.Nr.
for flange	Art.No.
pour bride	Référence
NW 100	4062
NW 120	4062/A
NW 150	4063
NW 200	4064

Einhängeverbinder
Supporting device
Connecteurs d'accrochage d'acier fin

massive Ausführung, zum Einbau in Tragegestell, Tragegestell-Materialstärke: Standard 27mm, auf Wunsch 13 oder 30mm

massive version for installation in supporting frame, thickness supporting frame : standard 27mm, on request 13 or 30mm

exécution massive pour l'installation dans cadre porteur, épaisseur du cadre porteur stand. 27mm, sur demande 13 ou 30mm

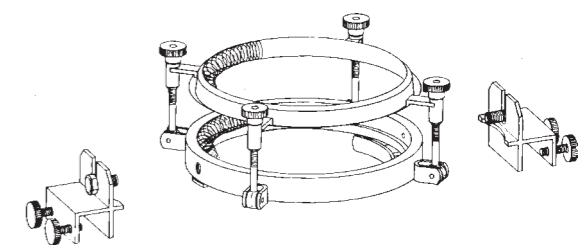

für Flansch	Art.Nr.
for flange	Art.No.
pour bride	Référence
NW 60	4065/B
NW 100	4065
NW 120	4065/A
NW 150	4066
NW 200	4067

Rührer aus Glas und Edelstahl Stirrer out of glass and stainless steel Agitateurs en verre ou en V4A


Hierfür werden folgende Angaben benötigt (siehe auch Aufbauskizze und Beispiel unten):

Following specifications are needed (please have a look at general drawing and example at bottom):

Pour cela les indications suivantes sont nécessaires (voir vers le bas le croquis de construction et un exemple):

① Rührertyp / Type of stirrer / Agitateur type

Ankerrührer mit zwei Armen	Best. Nr. = AZ
Anchor stirrer with two arms	
Agitateur à ancre avec deux bras	
Ankerrührer mit vier Armen	Best. Nr. = AV
Anchor stirrer with four arms	
Agitateur à ancre avec quatre bras	
Propellerrührer mit drei Armen	Best. Nr. = PD
Propeller stirrer with three blades	
Agitateur en hélice avec trois bras	
Propellerrührer mit vier Armen	Best. Nr. = PV
Propeller stirrer with four blades	
Agitateur en hélice avec quatre bras	
Zweite Ebene, mit zusätzlichem Z	Best. Nr. = **Z
Second stage, marked with additional Z	
Deuxième niveau, marqué avec un Z supplémentaire	

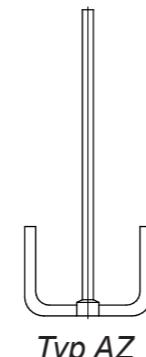


② Wellendurchmesser / Shaft diameter / Diamètre de l'arbre

8 mm	Best. Nr. = W8
10 mm	Best. Nr. = W10
16 mm	Best. Nr. = W16

③ Material / Material / Matériaux

Glas/glass/verre	Best. Nr. = G
V4A	Best. Nr. = V
V4A, PFA-beschichtet/PFA coated/revêtement PFA	Best. Nr. = PFA

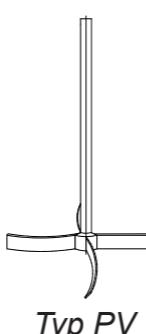

④ Gefäßtyp / Type of reactor / Récipient type

- oder Angabe der kompletten Innenhöhe und Flanschgröße
- or inner height of reactor and flange size
- ou indication de la hauteur à l'intérieur du réacteur et de la dimension de bride

⑤ Deckeltyp / Type of lid / Couvercle type


Best. Nr. = D****

- oder Deckel-Gesamthöhe
- or total height of lid
- ou hauteur totale de couverture

⑥ Verwendeter Rührverschluss

Used stirrer seal
Tête d'agitation utilisée

- Typ oder Bestellnummer, siehe Seite 82
- type, or article number, please have a look at page 82
- type ou référence, voir page 82

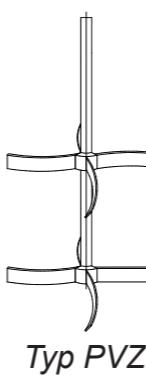

Beispiel / Example / Exemple

(1) Propellerrührer mit vier Armen und einer zweiten Ebene

(2) 16er Welle

(3) aus V4A –

(4) für Reaktor Typ TRGN7197

(5) Deckel Typ D4303

(6) Rührverschluss Typ RV 16/45

(1) Propeller stirrer with four blades and second stage

(2) 16mm shaft

(3) out of V4A –

(4) for reactor type TRGN7197

(5) lid type D4303

(6) stirrer seal type RV16/45

(1) Agitateur en hélice avec quatre bras deuxième niveau

(2) 16mm arbre

(3) en V4A


(4) pour réacteur type TRGN7197

(5) couvercle type D4303

(6) tête d'agitation type RV16/45

Art. Nr.: PVZ W16 V TRGN7197 D4303

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

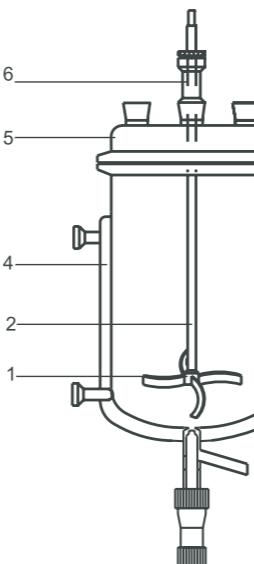

Rührer aus V2A, PTFE-beschichtet

Stirrer out of V2A, PTFE coated

Agitateurs en V2A, revêtement PTFE

Hierfür werden folgende Angaben benötigt (siehe auch Aufbauskizze und Beispiel unten):

Following specifications are needed (please have a look at general drawing and example at bottom):

Pour cela les indications suivantes sont nécessaires (voir vers le bas le croquis de construction et un exemple):

① Rührertyp / Type of stirrer / Agitateur type

Ankerrührer mit zwei Armen	Best. Nr. = AZ
Anchor stirrer with two arms	
Agitateur à ancre avec deux bras	
Ankerrührer mit vier Armen	Best. Nr. = AV
Anchor stirrer with four arms	
Agitateur à ancre avec quatre bras	
Propellerrührer mit drei Armen	Best. Nr. = PD
Propeller stirrer with three blades	
Agitateur en hélice avec trois bras	
Propellerrührer mit vier Armen	Best. Nr. = PV
Propeller stirrer with four blades	
Agitateur en hélice avec quatre bras	
Zweite Ebene, mit zusätzlichem Z	Best. Nr. = **Z
Second stage, marked with additional Z	
Deuxième niveau, marqué avec un Z supplémentaire	

② Wellendurchmesser / Shaft diameter / Diamètre de l'arbre

8 mm	Best. Nr. = W8
10 mm	Best. Nr. = W10
16 mm	Best. Nr. = W16

③ Material / Material / Matériaux

Glas/glass/verre	Best. Nr. = G
V4A	Best. Nr. = V
V4A, PFA-beschichtet/PFA coated/revêtement PFA	Best. Nr. = PFA

④ Gefäßtyp / Type of reactor / Récipient type

8 mm	Best. Nr. = W8
10 mm	Best. Nr. = W10
16 mm	Best. Nr. = W16

- Folgende Typen sind hierfür erhältlich: Wellendurchmesser zu Flanschgröße:

- Following types are available: shaft diameter to flange size

- Les types suivants sont disponibles pour cela: Diamètre de vague à la dimension de bride

Rührertyp	Ø NW 60	Ø NW100	Ø NW120	Ø NW150	Ø NW200
AZ	8	8 & 10	8 & 10	10 & 16	16
PZ	8	8 & 10	8 & 10	10 & 16	16
PD	8	8 & 10	8 & 10	10 & 16	10 & 16
PV	8	8 & 10	10	10 & 16	10 & 16

⑤ Deckeltyp / Type of lid / Couvercle type

Best. Nr. = D****

- oder Deckel-Gesamthöhe

- or total height of lid

- ou hauteur totale de couverture

⑥ Verwendeter Rührverschluss

Used stirrer seal

Tête d'agitation utilisée

- Typ oder Bestellnummer, siehe Seite 82

- type, or article number, please have a look at page 82

- type ou référence, voir page 82

Beispiel / Example / Exemple

(1) Ankerrührer mit zwei Armen – (2) 8er Welle – (3) aus V2A (PTFE-beschichtet) –

(4) für Reaktor Typ TRGN7168 – (5) Deckel Typ D4201 – (6) Rührverschluss Typ RVFE 8/29

(1) Anchor stirrer with two arms – (2) 8mm shaft – (3) out of V2A (PTFE coated) –


(4) for reactor type TRGN7168 – (5) lid type D4201 – (6) stirrer seal type RVFE 8/29

(1) Agitateur à ancre avec deux bras – (2) 8mm arbre – (3) en V2A (revêtement PTFE) –

(4) pour réacteur type TRGN7168 – (5) couvercle type D4201 – (6) tête d'agitation type RVFE 8/29

Art. Nr.: AZ W8 B TRGN7168 D4201 40451


① ② ③ ④ ⑤ ⑥

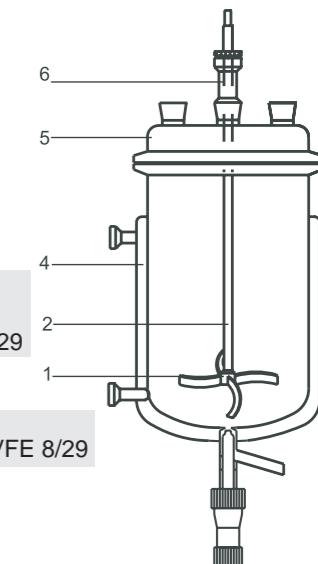

Rührkupplungen Stirrer couplings Agitateurs à accouplements

Rührkupplungen (Edelstahl) werden zum Schwingungsausgleich zwischen Rührer und Rührwerkzeug eingesetzt.
Stirrer couplings (stainless steel) are used to compensate any vibrations between the stirrer and stirring machine.
Agitateur à accouplement sont appliqués pour l'égalisation entre l'agitateur et l'outil d'agitation.

Typ	Wellenschluss	Art.Nr.
Type	Stirrer shaft relief	Art.No.
Type	Bout d'arbre	Référence
RKS 8/10	8 mm	40470
RKS 16	13-14 mm	40472

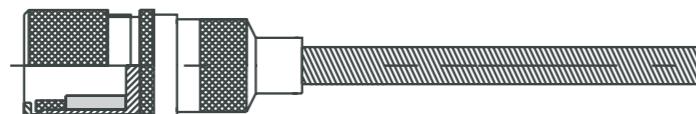

Typ RKS

Wellenfixierung mit Gummiring / Shaft fastening by rubber ring / Fixation de l'arbre par anneau caoutchouc

Rührkupplungen mit Gewindestiften Stirrer couplings with headless pins

Agitateurs à accouplements avec tiges filetées

für hohe Drehmomente, aus Edelstahl
for high torques, out of stainless steel
de rotation élevés, d'acier fin

Typ	Wellenschluss	Art.Nr.
Type	Stirrer shaft relief	Art.No.
Type	Bout d'arbre	Référence
RKG 6	6,5 mm	404721
RKG 8/10	8 mm	404731
RKG 13	13 mm	404741
RKG 14	14 mm	404751




Typ RKG

Wellenfixierung mit Gewindestiften / Shaft fastening with headless pins / Fixation de l'arbre par tiges filetées

Rührerkupplung mit Kardan Stirrer couplings with cardan

Agitateurs à accouplements avec cardan

Typ	Wellenschluss	Art.Nr.
Type	Stirrer shaft relief	Art.No.
Type	Bout d'arbre	Référence
RKK 10	8 mm	40477
RKK 16	13 mm	40478

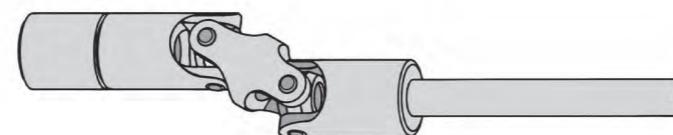

Typ RKK

Wellenfixierung mit Gewindestiften / Shaft fastening by headless pins
Fixation de l'arbre par tiges filetées

Metallschlüsse

Metal hoses


Tuyaux flexibles de métal

thermisch isoliert, mit beidseitigen Gewindeanschlüssen M16x1, passend zu Standardgewinde v. Umwälzthermostaten,
max. Einsatztemperatur 300° C.

thermally insulated, with M16x1 threaded joints on both sides, matches to standard threads of circulation thermostats,
max. operating temperature 300° C

isolés thermiquement ayant des raccords filetés M16x1 appropriés au fillet standard des thermostats de circulation,
température d'application max. 300° C

Länge	Art.Nr.
Lenght	Art.No.
Longueur	Référence
0,5 m	4215
1,0 m	4216
1,5 m	4217
2,0 m	4218

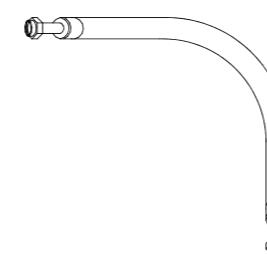

Rührverschlüsse aus Glas Stirrer seals out of glass


Têtes d'agitation en verre

Der KGW Rührverschluss ist sowohl für den Vakuum- als auch für den Überdruckbereich geeignet. Er verfügt über zwei getrennte PTFE Lippendichtungen, die für Über- o. Unterdruckanwendungen durch Wechsel der Einbaulage angepasst werden.

The KGW dynamic stirrer seal is suitable for both vacuum and excess pressure areas. It has two separate PTFE seals which can be adapted for excess pressure and vacuum applications by alternating of their mounting direction.


La fermeture d'agitation KGW est appropriée pour vacuum et aussi pour le secteur de surpression. Elle possède deux joints à lèvres PTFE séparés l'un de l'autre, qui sont adaptés pour des applications de surpression et de souspression en changeant la position d'installation.

Typ	Welle	Kegel-Schliff	Art.Nr.
Type	Shaft	Conical joint	Art.No.
Type	Arbre	Rodages	Référence
RV 8 / 29	8 mm	NS 29	40461
RV 10 / 29	10 mm	NS 29	40462
RV 16 / 29	16 mm	NS 29	40463
RV 8 / 45	8 mm	NS 45	40464
RV 10 / 45	10 mm	NS 45	40465
RV 16 / 45	16 mm	NS 45	40466

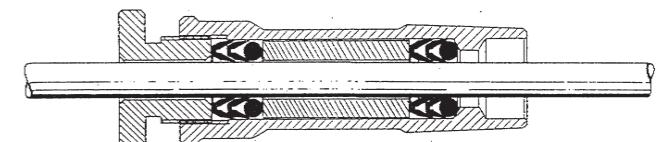

Typ RV

für Rührer aus Glas oder V4A
for glass or V4A stirrers
pour agitateurs en verre ou en V4A

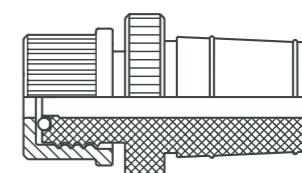

Typ RVFE

für PTFE-beschichtete Rührer aus V2A
for PTFE-coated V2A stirrers
pour agitateurs en V2A revêtu PTFE

Rührverschlüsse aus PTFE PTFE-stirrer seals

Têtes d'agitation en PTFE

Typ	Welle	Kegel-Schliff	Art.Nr.
Type	Shaft	Conical joint	Art.No.
Type	Arbre	Rodages	Référence
RVFE 8 / 29	8 mm	NS 29	40451
RVFE 10 / 29	10 mm	NS 29	40452
RVFE 10 / 45	10 mm	NS 45	40453
RVFE16 / 45	16 mm	NS 45	40454

Magnet-Rührverschlüsse

Magnetic stirrer seals

Magnétique tête d'agitation

Vakuum-Magnet-Rührverschlusskopplung aus Edelstahl 1.4401 CrNiMo, mit Permanentmagneten, absolut gasdicht und vakuumfest, säure- und laugenbeständig, max. Drehzahl 2.500 U/min.

Vacuum and magnetic stirrer-seal coupling out of stainless steel 1.4401 CrNiMo, with permanent magnets, absolutely gas- and vacuum-tight acid- and alkali-resistant, maximum full speed 2.500 r.p.m.

Connexion magnétique pour tête d'agitation, en acier 1.4401 CrNiMo, avec aimants permanent, étanche au gaz et sous vide, résistant aux acides et alcalins- max. rotation 2.500 tours par minute.

Typ	Drehmoment	Kegel-Schliff	Art.Nr.
Type	Torque	Conical joint	Art.No.
Type	Couple de rotation	Rodages	Référence
MRK 1/40	40	29/32	404901
MRK 1/60	60	29/32	404911
MRK 1/90	90	29/32	404921
MRK 1/120	120	29/32	404931
MRK 2/40	40	40/45	404941
MRK 2/60	60	40/45	404951
MRK 2/90	90	40/45	404961
MRK 2/120	120	40/45	404971



Typ MRK

mit Klemmring für 8mm oder 10mm Rührer
with clamping ring for 8mm or 10 mm stirrers
avec anneau de serrage pour arbres 8mm ou 10mm

Gleitring-Rührverschlüsse auf Anfrage / Sliding-ring seals (ceramic) on request /
Bague coulissante fermetures (céramique) sur demande


Gestelle für Reaktionsgefäß
Frames for reaction vessels
Porteurs pour des récipients de réaction

Tischgestell NE (Rohrdurchmesser 27mm)
 Tabletop Supporting Frame NE (Pipe Diameter 27mm)

Grundmaß Basic Dimension	Höhe Height	Flansch Flange	Art. Nr. Art. No.
400 x 400	1000	NW60	7690-NE
400 x 400	1200	NW100	7691-NE
400 x 400	1200	NW120	7692-NE



Tischgestell NE (Rohrdurchmesser 27mm)
 Tabletop Supporting Frame NE (Pipe Diameter 27mm)

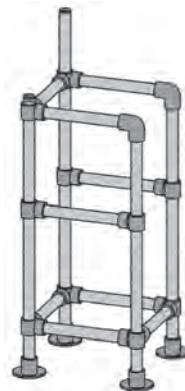

Tischgestell
 Table frame
 Porteur modèle de table

Tischgestell	Grundmaß basic dimension	Gesamthöhe total height	Flansche DIN 12214	Best. Nr. Art. No.
Rohrdurchm. 3/4"	200 x 400	X	NW 60	7690
tube diameter 3/4"	300 x 400	X	NW 100	7691
	300 x 450	X	NW 120	7692
	350 x 450	X	NW 150	7693
	400 x 500	X	NW 200	7694

X = abhängig Reaktorhöhe
 X = related to height of reactor



Gestell feststehend
 Frame stationary
 Porteur modèle fixe



Aufbau, Einzelteile und Funktionsweise des fahrbaren Gestells Typ Easy Frame
Construction, component parts and functional characteristics of mobile rack type Easy Frame

Vorteile des Gestells Typ Easy Frame

- Schnelles Wechseln des Reaktors
- Ein- und Ausbau des Reaktor kann problemlos durch eine Person erfolgen
- Kein Öffnen und Verschieben von Gestellrohren beim Einbauen des Reaktors, wie bei herkömmlichen Gestellen
- Kein Beschädigen des Flansches oder des Ablaufventils bei der Montage des Reaktors

Das fahrbare Gestell Typ Easy Frame besteht aus:


- Einem V2A Rohrrahmen mit blau beschichteten Aluminium-Verbindern
- Einer Fixierplatte aus Aluminium und einen Bockring mit Schutzpolster für den Reaktor
- Zwei verstellbare Flanschfixierer zum Sichern und Halten des Reaktors am Flansch
- Eine Haltestange für das Rührwerk und Rollen

Advantages of the rack type Easy Frame

- fast changing of reactor
- only one person can easily install or remove the reactor
- no more loosening and dislocating of rack pipes while mounting the reactor, as necessary with ordinary frames
- reducing the risk of damage at flange or bottom outlet valve while mounting the reactor

The mobile rack type Easy Frame consists of:

- a stainless steel pipe frame with blue coated aluminum connectors
- a setting board out of aluminum and a insert with cushioning
- two adjustable flange holders for positioning and securing the reactor at its flange
- a stirrer machine rod and wheels

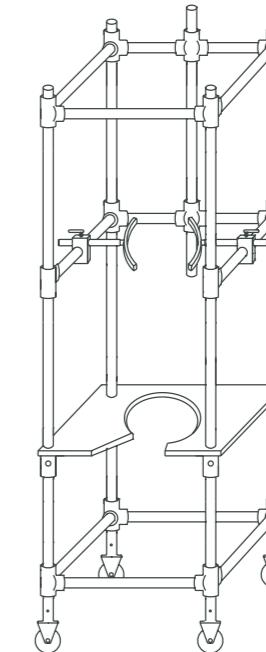

Typ Easy Frame



Typ Easy Frame open

Größen des fahrbaren Gestell Typ Easy Frame & Easy Frame open
Size of mobile rack type Easy Frame & Easy Frame open

Easy Frame	Grundmaß basic dimension	Höhe height	Schott-Flansch	Best. Nr. „open“	Best. Nr.
Rohrdurchmesser 3/4"	500 x 500	1400	NW 150	7701	7701-O
	500 x 500	1600	NW 150	7702	7702-O
	500 x 500	1800	NW 150	7703	7703-O
Rohrdurchmesser 3/4"	500 x 500	1400	NW 200	7704	7704-O
	500 x 500	1600	NW 200	7705	7705-O
	500 x 500	1800	NW 200	7706	7706-O

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
 Further sizes and designs on request.

**Komplette Reaktionsgefäßaufbauten mit fahrbarem Gestell und Zubehör
Typ Easy Frame**
**Complete reaction vessel assemblies with mobile rack and accessories
type Easy Frame**



Temperierbarer Rektoraufbau besteht aus:
 einem temperierbaren Reaktor mit J-Ventil 10mm, MetalladAPTER DN15 auf M16x1 (PTFE Flachdichtung), einem Deckel mit drei seitlichen NS 29/32 Anschlüssen schräg und einem passenden Anschluss mittig, O-Ring FEP ummantelt, Fixierplatte, Flanschfixierer, Propellerrührer aus V2A PTFE beschichtet, Rührkupplung RKG, Rührverschluss RVFE und Gestell Typ Easy Frame aus V2A Rohr.

The Reactor assembly for maintaining temperature consists of:
 a heatable reactor with bottom outlet valve type „J“; metal adapters DN15 to male thread M16x1 for thermostat hoses and PTFE flat gaskets; a lid with three angular side sockets NS 29/32, one suitable centre socket and FEP coated O ring; a setting board; flange holders; V2A PTFE coated propeller stirrer; stirrer coupling RKG, dynamic stirrer seal RVFE and frame out of V2A tubes type Easy Frame.



Reaktoren mit fahrbaren Gestell Typ Easy Frame
Reactor with mobile rach type Easy Frame

Rektor Volumen Liter	Rektor Typ-KGW TRGN	Rektor Flansch NW	H.I. Rektor	Welle	Deckel Mittelhals NS 29 oder 45	Best. Nr. KGW
Reactor capacity litres	Reactor KGW type TRGN	Reactor flange NW	H.I. Reactor	Shaft	Lid centre socket NS 29 or 45	Art. No. KGW
4	7179	150	315	10	NS 29	RK-EF 15
5	7180	150	365	10	NS 29	RK-EF 16
6	7181	150	425	16	NS 45	RK-EF 17
8	7182	150	535	16	NS 45	RK-EF 18
10	7183	150	655	16	NS 45	RK-EF 19
5	7194	200	235	16	NS 45	RK-EF 20
6	7195	200	275	16	NS 45	RK-EF 21
8	7196	200	335	16	NS 45	RK-EF 22
10	7197	200	395	16	NS 45	RK-EF 23
15	7198	200	615	16	NS 45	RK-EF 24
20	7198-20	200	760	16	NS 45	RK-EF 25
30	7639	200	735	16	NS 45	RK-EF 30

Weiteres notwendiges Zubehör: Metallschlüsse, Rührmotor, Thermostat
 Auf Wunsch kann auch ein Ankerrührer geliefert werden.

Further essential accessories: thermostat hoses, stirrer machine, thermostat.
 On request we could also deliver an anchor stirrer.

Komplette Reaktionsgefäßaufbauten mit Gestell und Zubehör Reaction vessel assemblies with frame and accessories

Reaktor Volumen Liter	Reaktor Typ-KGW TRGN	Reaktor Flansch NW	H.I. Reaktor	Rührerwelle	Deckel Mittelhals NS 29 oder 45	Best. Nr. KGW
Reactor capacity litres	Reactor KGW type TRGN	Reactor flange NW	H.I. Reactor	Stirrer shaft	Lid centre socket NS 29 or 45	Art. No. KGW
0,5	7172	100	140	10	NS 29	RK-FB 1
1	7173	100	210	10	NS 29	RK-FB 2
2	7174	100	330	10	NS 29	RK-FB 3
3	7175	100	450	10	NS 29	RK-FB 4
4	7176	100	590	10	NS 29	RK-FB 5
4	7179	150	315	16	NS 29	RK-FB 6
5	7180	150	365	16	NS 29	RK-FB 7
6	7181	150	425	16	NS 45	RK-FB 8
8	7182	150	535	16	NS 45	RK-FB 9
5	7194	200	235	16	NS 45	RK-FB 10
6	7195	200	275	16	NS 45	RK-FB 11
8	7196	200	335	16	NS 45	RK-FB 12

Beispiele von kundenspezifischen Reaktionsgefäßaufbauten Examples of custom made reaction vessel assemblies



Fahrbarer Reaktor mit mobilen Dosiergestellen /
Moveable reactor with dosing frames



Reaktor mit Sicherheitskäfig /
Reaction vessel with protective device

Reaktoraufbau temperierbar besteht aus:

einem temperierbaren Reaktor mit J-Ventil 10mm, Metalladapter DN15 auf M16x1(PTFE Flachdichtung), einem Deckel mit drei seitlichen NS 29/32 Anschlüsse schräg und einem passenden Anschluss mittig, O-Ring FEP ummantelt, Einhängeverbinder, Propellerrührer aus V2A PTFE beschichtet, Rührkupplung RKG, Rührverschluss RVFE und Gestell aus V2A Rohr.

Weiteres notwendiges Zubehör: Metallschläuche, Rührmotor, Thermostat

Auf Wunsch kann auch ein Ankerrührer geliefert werden.

Reactor construction for maintaining temperature consists of the following:

a heatable reactor with 10 mm „J“ valve, metal adapter DN15 to M16x1 (PTFE sealants); a lid with three angular side sockets NS 29/32 and one suitable centre socket; an FEP coated O-ring; supporting device, V2A PTFE coated propeller stirrer, stirrer coupling RKG, dynamic stirrer seal RVFE and frame out of V2A tubes.

Further essential accessories: thermostat hoses, stirring machine, thermostat

On request we could also deliver an anchor stirrer.



Reaktor und Deckel mit UV undurchlässiger Sicherheitsbeschichtung
Reactor and lid with an UV blocking safety layer

Gerne entwerfen wir Ihnen ihren
individuellen Aufbau, nehmen Sie
Kontakt mit uns auf.

We would be happy to design your
individual assembly, you are welcome
to contact us.

Kolonnen Columns Colonnes



Vakuumisolierter Vigreux-Kolonne
Vacuum-insulated Vigreux column
Isolation à vide colonne Vigreux



Kolonne mit Schutzumhüllung
Column with protectiv casing
Colonne avec protectrice



Vakuumisolierte Füllkörper-Kolonne
Vacuum-insulated packed column
Isolation à vide colonne de corps
remplissage

Kolonnen Columns Colonnes

Alle von KGW-ISOTHERM produzierten Kolonnen werden entsprechend der Norm 12492 „Geräte mit Vakuumisolierung“ hergestellt und geprüft. Jede Kolonne wird einer Einzelprüfung bei einer Temperatur von 200° C unterzogen. Alle Kolonnen werden standardmäßig mit gegenüberliegendem Sichtstreifen gefertigt. Die in den Tabellen aufgelisteten Typen sind nur eine Auswahl der gängigsten Kolonnen.

Alle Kolonnen, auch die Standardtypen, werden nach Kundenbestellung gefertigt. Änderungen bei Anschläßen (Schliffe) werden daher meist ohne Aufpreis angeboten.

Außer den hier aufgeführten Ausführungen sind auf Wunsch weitere Ausführungen jederzeit möglich. Mittels CAD wird Ihnen ein qualifiziertes Angebot mit Zeichnung unterbreitet.

Füllkörper-Kolonnen

mit Normschliffen oder Kugelschliffen

Füllkörper-Kolonnen haben eine gute Trennwirkung mit großen Durchsätzen bei kleinem Betriebsvolumen und geringem Druckverlust. Im unteren Teil der Kolonne ist ein Trichter zur Aufnahme der Füllkörper eingeschmolzen. Dieser vermeidet eine Randgängigkeit der Kolonne. Bei Verwendung von kleineren Füllkörpern müssen zuerst größeren Füllkörper in den Trichter eingebracht werden, um ein Durchfallen der kleineren Füllkörper durch die Bohrungen im Trichter zu verhindern. Die Bohrungen im Trichter garantieren einen freien Querschnitt von mindestens 50 Prozent der Fläche der eingesetzten Schliffverbindung.

Vigreux-Kolonnen

mit Normschliffen oder Kugelschliffen

Vigreux-Kolonnen eignen sich wesentlich besser für den Einsatz im Vakuum als Füllkörper-Kolonnen, da die Druckdifferenz äußerst gering ist. Sie haben gegenüber Füllkörper-Kolonnen eine sehr geringe Trennwirkung.

All columns produced by KGW-Isotherm are manufactured and tested to standard 12492 „Devices with vacuum insulation“. Each column is subjected to an individual test at a temperature of 200° C. All columns are manufactured with opposite viewing stripes as standard. The types listed in the tables are only a selection of our saleable columns.

All columns including the standard types are produced to the costumer's order. Therefore modifications to the ground glass joints are usually offered free of extra charge.

In addition to the types described here, other versions are available on request at any time. With the aid of CAD we are able to send you on request an offer with drawings.

Packed columns

with standard or spherical ground joints

Packed columns have excellent rectifying characteristics and ensure high throughputs for small operating volume and low pressure drops. A funnel for fixing of the packings is fused into the lower part of the column. This avoids bypassing at the edges of the column. When smaller packings are used, larger packings must first be inserted in the funnel to avoid that the smaller packings fall through the apertured funnel. The apertures in the funnel guarantees a free cross section of at least 50 percent of the base of ground joint.

Vigreux columns

with standard or spherical ground joints

Vigreux-columns are far more suitable for vacuum applications than packed columns, as the pressure difference is extremely low. Compared to packed columns, they have a very low rectifying effect.

Toutes les colonnes produites par KGW-ISOTHERM sont fabriquées et éprouvées selon le standard 12492 „Appareils avec isolation à vide“. Chaque colonne est soumise à un essai individuel à une température de 200° C. Toutes les colonnes sont fabriquées comme standard avec un ruban visuel situé vis-à-vis. Les types listés dans les tableaux ne sont qu'un choix des colonnes les plus courantes.

Toutes les colonnes, aussi les types standard, sont fabriquées selon commande du client. Des modifications chez les raccords (rodages) sont pour cela offertes sans surcharge pour la plupart. En sus des versions listées ici d'autres versions sont toujours possibles à fabriquer sur demande. Moyennant CAD on vous soumettra une offre qualifiée avec dessin.

Colonnes de corps remplissage

rodages standardisés ou sphériques

Des colonnes de corps de remplissage ont un bon effet de séparation avec des grands débits, le volume d'opération étant petit et la perte de pression étant faible. Dans la partie inférieure de la colonne il y a un entonnoir refondu pour la réception des corps de remplissage. Celui-ci évite une marche au bord de la colonne. Lors d'un utilisation de corps de remplissage plus petits il faut d'abord entrer des corps de remplissage plus grands dans l'entonnoir, afin d'éviter que des corps de remplissage plus petits tombent à travers les perçages dans l'entonnoir. Les perçages dans l'entonnoir garantissent une section libre d'au moins 50 pourcent de la face de la connexion de rodage appliquée.

Colonnes Vigreux

rodages standardisés ou sphériques

Les colonnes Vigreux sont essentiellement mieux appropriées pour l'application sous vide que les colonnes à corps de remplissage, parce que la différence de pression est extrêmement petite. Elles ont au contraire à la colonne de corps de remplissage un effet de séparation très faible.

Kolonnenkatalog auf Anfrage oder im Internet unter www.kgw-isotherm.de/download
Columns catalogue on request or on our website www.kgw-isotherm.com/download

